

PLT unit

Pipette Leak Testing Unit



Gebrauchsanleitung · 3 | Mode d'emploi · 67
Operating Manual · 35 | Instrucciones de manejo · 99

您可在www.brand.de/cn/manuals
下载本产品的中文操作手册。



BRAND. For lab. For life.



EG-Konformitätserklärung EC-Conformity Declaration

Das bezeichnete Gerät entspricht den einschlägigen Anforderungen der aufgeführten EG-Richtlinien und Normen. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung des Gerätes verliert die Erklärung ihre Gültigkeit.

The device named below fulfills the relevant fundamental requirements of the EC directives and standards listed. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. In case of unauthorized modifications to the device, the declaration becomes invalid.

Gerätebezeichnung / Device name: PLT unit inkl. Netzteil
PTL unit incl. charging adapter adapter

Gerätetyp / Device type: alle baugleichen Varianten
all constructional identical variants

Hersteller / Manufacturer: BRAND GMBH + CO KG

Adresse / Address: Otto-Schott-Str. 25
97877 Wertheim - Germany


Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:		Harmonisierte Normen: Harmonized standards:
RoHS II	2011/65/EU: 2011/06	EN 50581: 2012

Weitere berücksichtigte Richtlinien: Other considered directives:		Harmonisierte Normen: Harmonized standards:
EMV EMC	2014/30/EU: 2014/02	EN 61326-1:2013
Niederspannung LVD	2014/35/EU: 2014/02	DIN EN 60950-1:2006 (2nd Edition) A11:2009; A1:2010; A12:2011 + A2:2013; EN 61010-1:2010

Wertheim, 21. März 2016 / March 21, 2016

02.01.01.03


Peter Mahler
Technischer Geschäftsführer
Managing Director


i.A. Josef Pfohl
Qualitätsmanagement
Quality Management



Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Harmonisierungsvorschriften, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften.
This document declares the accordance with the named harmonized regulations, but does NOT assure specific properties.

	Seite
Sicherheitsbestimmungen	4
CE-Erklärung	5
Funktion und Einsatzgrenzen	5
Einsatzausschlüsse	5
Bedienelemente	6
Erste Schritte	7
Inbetriebnahme	7
Selbsttest durchführen	8
Schnelltest	8
Vollständiger Test	10
Prüfungsvorbereitung	12
Dynamische oder statistische Prüfung?	12
Prüfung mit oder ohne Pipettenspitze?	12
Einkanal- oder Mehrkanalpipetten Adapterauswahl	13
Adapter- und Filterwechsel	14
Prüfung von Einkanalpipetten	15
Prüfung von Mehrkanalpipetten	18
Gerät ausschalten	21
Einstellungen	22
Sprache auswählen	22
Display-Kontrast einstellen	23
Wartungstermin festlegen	24
Abschaltzeit einstellen	25
Druckeinheit auswählen (hPa, mbar, torr)	26
Werkseinstellung wiederherstellen	27
Firmware update über USB-Schnittstelle	28
Korrelationstabelle Leckrate/Volumen	29
Bestelldaten · Zubehör · Ersatzteile	30
Störung – was tun?	31
Reparatur · Kontaktadressen	33
Mängelhaftung	34
Entsorgung	34

Sicherheitsbestimmungen

Dieses Gerät kann in Kombination mit gefährlichen Materialien, Arbeitsvorgängen und Apparaturen verwendet werden. Die Gebrauchsanleitung kann jedoch nicht alle Sicherheitsprobleme aufzeigen, die hierbei eventuell auftreten. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Einhaltung der Sicherheits- und Gesundheitsvorschriften sicherzustellen und die entsprechenden Einschränkungen vor Gebrauch festzulegen.

Bitte unbedingt sorgfältig durchlesen!

1. Jeder Anwender muss diese Gebrauchsanleitung vor Gebrauch des Geräts gelesen haben und beachten.
2. Allgemeine Gefahrenhinweise und Sicherheitsvorschriften befolgen, z.B. Schutzkleidung, Augenschutz und Schutzhandschuhe tragen. Beim Arbeiten mit infektiösen oder gefährlichen Proben müssen die Standardlaborvorschriften und -vorkehrungen eingehalten werden.
3. Gerät nicht in explosionsgefährdeter Atmosphäre betreiben.
4. Gerät nur zur Dichtheitsprüfung von Pipetten, die nach dem Luftpolsterprinzip arbeiten, einsetzen. Einsatzausschlüsse beachten (Seite 5)! Bei Zweifel unbedingt an den Hersteller oder Händler wenden.
5. Stets so arbeiten, dass weder der Anwender noch andere Personen gefährdet werden.
6. Bei Prüfung von Luftpolsterpipetten mit aufgesteckter Spitze ausschließlich unbenutzte Spitzen verwenden.
7. Nie Gewalt anwenden.
8. Nur Original-Ersatzteile verwenden. Keine technischen Veränderungen vornehmen.
9. Reparaturen und Eingriffe in das Gerät dürfen nur durch autorisierte Elektrofachkräfte durchgeführt werden.
10. Vor Verwendung stets den ordnungsgemäßen Zustand des Gerätes prüfen. Sollten sich Störungen des Gerätes ankündigen, sofort die Prüfung abbrechen und Angaben aus dem Kapitel 'Störung – was tun' befolgen (Seite 31). Ggf. an den Hersteller wenden.
11. Das Netzteil ist vor Feuchtigkeit zu schützen und darf nur in Verbindung mit diesem Gerät betrieben werden.

Warnung!

Unsachgemäße Behandlung des Gerätes (Kurzschluss, mechanische Zerstörung, Überhitzung, falsches Netzteil etc.) kann in Extremfällen zu einem Brand oder einer Explosion des Gerätes führen.

Beim Dichtheitsprüfgerät von BRAND handelt es sich um ein Differenzdruckmessgerät zur Ermittlung der Leckrate von Luftpolsterpipetten. Statische und dynamische Prüfung erlauben die Lokalisation des Lecks. Die dynamische Prüfung ist zu bevorzugen.

Prüfungen sind mit Spitze (zur Prüfung der Schnittstelle Gerät/Spitze und des Gesamtsystems) und ohne Spitze (zur Prüfung des Gerätes) möglich. Die Leckrate steht in einem direkten Zusammenhang mit dem Volumenverlust einer Pipette.

Die Leckrate Q_L ist ein Maß für die Stoffmenge (Masse), die durch ein Leck pro Zeiteinheit strömt.

Die Leckrate ist der Quotient aus dem pV-Wert eines Gases und der Zeitspanne während der das Gas durch das Leck strömt. Der pV-Wert ist das Produkt aus Druck und Volumen einer bestimmten Menge eines Gases bei der jeweils herrschenden Temperatur. Bei idealen Gasen ist der pV-Wert bei gegebener Temperatur ein Maß für die Stoffmenge oder die Masse des Gases. Die Leckrate ist abhängig von Gasart, absolutem Druck, Druckdifferenz und Temperatur.

Eine zweckmäßige Einheit der Leckrate Q_L für die Pipettenprüfung ist hPa ml/s. Eine Leckrate von 1 hPa ml/s bei einem Luftdruck von 1000 hPa bedeutet einen Volumenverlust von 1 μ l/s.

Hinweis:

Das Dichtheitsprüfgerät kann die gravimetrische Prüfung im Rahmen der Prüfmittelüberwachung nicht ersetzen. Das Gerät soll dazu dienen, durch tägliche Kontrollen der Pipetten, die Phasen zwischen den Kalibrierungen abzusichern.

Einsatzgrenzen

Das Gerät dient zur schnellen und einfachen Prüfung der Dichtheit von Luftpolsterpipetten unter Beachtung folgender Grenzen:

- Einsatztemperatur 15 °C bis 35 °C
- Rel. Luftfeuchte max. 80%
- Einsatzhöhe bis 2000 m über NN
- Lagertemperatur 0 °C bis 50 °C

Wichtig!

Bei einem Ortswechsel des Gerätes in eine neue Umgebung oder auch schon während des Transports, können stark wechselnde Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsbedingungen auf die Messungen Einfluss haben.

Um Fehlermeldungen zu vermeiden, die PLT unit unbedingt im Prüfraum vor dem Einsatz 2 Stunden lang akklimatisieren lassen!

CE Kennzeichen

Mit diesem Zeichen bestätigen wir, dass das Produkt den in den EG-Richtlinien festgelegten Anforderungen entspricht und den festgelegten Prüfverfahren unterzogen wurde.

Einsatzausschlüsse

Der Anwender muss die Eignung des Geräts für den Verwendungszweck selbst überprüfen.

Das Gerät nicht zum Absaugen von Flüssigkeiten einsetzen! Aggressive Dämpfe meiden (Korrosionsgefahr)! Weitere Informationen dazu erhalten Sie auf Anfrage!

Keinesfalls Hohlgefäße evakuieren, die nicht für Vakuumeinsatz spezifiziert sind, da Gefäße sonst zerplatzen könnten!

Netzteil-Spezifikationen

PLT unit:

Input: DC 6,5 V = 800 mA

Netzteil:

Input: AC 100 V - 240 V, 50/60 Hz, 0,5 A

Output: DC 6,5 V = 800 mA

Schutzart: IP20

Die Bedienelemente

Gemäß der ISO 8655 müssen Luftpolsterpipetten regelmäßig überprüft werden. Die PLT unit von BRAND sichert die Phasen zwischen den Kalibrierintervallen ab.



Geräterückseite



Buchse für
Netzteil

USB-
Anschluss

Zurück-Taste

Die Funktion der Zurück-Taste ist durch kurzes oder langes Drücken differenziert. Kurzes Drücken der Taste führt von einem Untermenüpunkt in die nächsthöhere Stufe der Menühierarchie zurück. Langes Drücken der Taste führt direkt zurück zum Startmenü 'bereit'.

Auswahl-Drehknopf

In vielen Fällen können sowohl die linke Start-/Bestätigungstaste als auch der zentrale Drehknopf durch Drücken der Taste zur Bestätigung einer Auswahl benutzt werden. Zur Vereinheitlichung wird in dieser Gebrauchsanleitung mit der linken Start-/Bestätigungstaste bestätigt.

Gerät einschalten

Ist alles in der Verpackung?

In der Verpackung befindet sich die PLT unit, je ein Adapter zur Prüfung von Luftpipetten mit Spitze (montiert) und ohne Spitze, 2 Blindstopfen, 3 PE-Ersatzfilter für Pipettenadapter, ein Netzteil, ein Qualitätszertifikat und diese Gebrauchsanleitung.

Was muss ich tun?

Wie geht das?

Welche Taste?

Was zeigt das Display?

1. Netzteil anschließen


Nur Original-Netzteil verwenden!

Netzteil und Netzteilstecker am Gerät müssen frei zugänglich und jederzeit vom Netz trennbar sein.



Nach Anschluss des Netzteils erscheinen auf dem Display die Versionsnummer der Software, das Erstellungsdatum und das BRAND-Logo.

Nach 3 sec. springt das Display bei der ersten Inbetriebnahme in die Anzeige 'Language'.

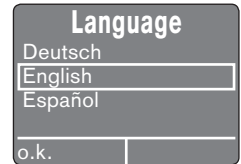

2. Sprache auswählen

Durch Drehen des Auswahlknopfes die Sprache auswählen.



3. Sprache bestätigen

Drücken der linken Bestätigungstaste. Es erscheint das Menü 'Einstellungen' in der gewählten Sprache.

Die Zurück-Taste führt ins Hauptmenü.








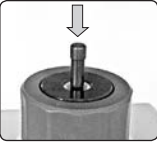
Hinweis:

Nach der Inbetriebnahme können Sie entweder einen Selbsttest durchführen (Seite 8) oder direkt mit der Pipettenprüfung beginnen (Seite 12)

Selbsttest durchführen

Der Selbsttest dient dazu, mögliche Undichtigkeiten bei der BRAND PLT unit festzustellen. Es stehen zwei verschiedene Prüfungen zur Verfügung. Der Schnelltest dauert nur etwa 2 Minuten und sollte täglich durchgeführt werden. Der Volltest dauert etwa 12 Minuten. Er beinhaltet die zusätzliche, differenzierte Prüfung der internen Tanks und sollte wöchentlich durchgeführt werden.


Schnelltest

Was muss ich tun?	Wie geht das?	Welche Taste?	Was zeigt das Display?												
1. Hauptmenü aufrufen	Durch Drücken oder Drehen des Auswahlknopfes wird das 'Hauptmenü' aufgerufen.		<table border="1"> <tr><th colspan="2">Hauptmenü</th></tr> <tr><td>Pipettentyp</td><td></td></tr> <tr><td>Selbsttest</td><td></td></tr> <tr><td>Gerät AUS</td><td></td></tr> <tr><td>Einstellungen...</td><td></td></tr> <tr><td>Auswahl</td><td>zurück</td></tr> </table>	Hauptmenü		Pipettentyp		Selbsttest		Gerät AUS		Einstellungen...		Auswahl	zurück
Hauptmenü															
Pipettentyp															
Selbsttest															
Gerät AUS															
Einstellungen...															
Auswahl	zurück														
2. Selbsttest einstellen	Durch Drehen des Auswahlknopfes 'Selbsttest' einstellen.		<table border="1"> <tr><th colspan="2">Hauptmenü</th></tr> <tr><td>Pipettentyp</td><td></td></tr> <tr><td>Selbsttest</td><td></td></tr> <tr><td>Gerät AUS</td><td></td></tr> <tr><td>Einstellungen...</td><td></td></tr> <tr><td>Auswahl</td><td>zurück</td></tr> </table>	Hauptmenü		Pipettentyp		Selbsttest		Gerät AUS		Einstellungen...		Auswahl	zurück
Hauptmenü															
Pipettentyp															
Selbsttest															
Gerät AUS															
Einstellungen...															
Auswahl	zurück														
3. Selbsttest bestätigen	Drücken der Bestätigungstaste. Das Untermenü 'Selbsttest' wird aufgerufen. Der zuletzt durchgeführte Test erscheint umrahmt.		<table border="1"> <tr><th colspan="2">Selbsttest</th></tr> <tr><td>Schnelltest</td><td></td></tr> <tr><td>Vollständiger Test</td><td></td></tr> <tr><td>Auswahl</td><td>zurück</td></tr> </table>	Selbsttest		Schnelltest		Vollständiger Test		Auswahl	zurück				
Selbsttest															
Schnelltest															
Vollständiger Test															
Auswahl	zurück														
4. Schnelltest auswählen	Durch Drehen des Auswahlknopfes 'Schnelltest' einstellen.		<table border="1"> <tr><th colspan="2">Selbsttest</th></tr> <tr><td>Schnelltest</td><td></td></tr> <tr><td>Vollständiger Test</td><td></td></tr> <tr><td>Auswahl</td><td>zurück</td></tr> </table>	Selbsttest		Schnelltest		Vollständiger Test		Auswahl	zurück				
Selbsttest															
Schnelltest															
Vollständiger Test															
Auswahl	zurück														
5. Schnelltest bestätigen	Drücken der Start-/Bestätigungstaste. Das 'Startmenü' wird aufgerufen.		<table border="1"> <tr><th colspan="2">Selbsttest</th></tr> <tr><td>Bitte Blindstopfen einstecken</td><td></td></tr> <tr><td>Start</td><td>zurück</td></tr> </table>	Selbsttest		Bitte Blindstopfen einstecken		Start	zurück						
Selbsttest															
Bitte Blindstopfen einstecken															
Start	zurück														
6. System abdichten	Den mitgelieferten Blindstopfen fest in den Adapter einpressen (bei Mehrkanal-Adapter alle 4 Kanäle verschließen).														

Was muss ich tun? Wie geht das? Welche Taste? Was zeigt das Display?

7. Schnelltest starten

Start-/Bestätigungstaste drücken. Nacheinander werden die fünf Komponenten Sensor, Pumpe, Ventile, Filter und die Messkammer geprüft. Der Balken im Display zeigt den Testfortschritt an. Während des Tests blinkt die LED-Anzeige abwechselnd rot und grün.

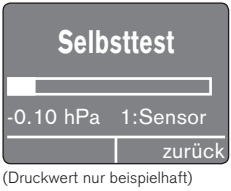


8. System belüften

Nach der Durchführung des Komponententests erscheint im Display die Aufforderung den Blindstopfen zu ziehen.





Blindstopfen entfernen und Bestätigungstaste drücken. Das System wird belüftet, die Anzeige zeigt den gegenwärtigen Druck in der Messkammer an.

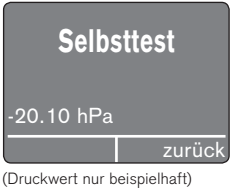

9. Selbsttest beenden

Nach dem Belüften des Systems wechselt das Display automatisch und zeigt an, ob der Test bestanden wurde. Bei einem Fehler bricht das System den Vorgang ab, ein Fehlercode wird angezeigt (s. Seite 32) und das System wird belüftet.



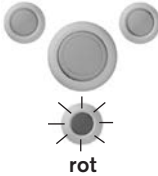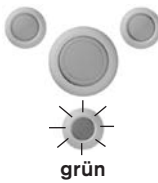


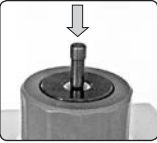
Mit der Start-/Bestätigungstaste kann der Test wiederholt werden. Die Zurück-Taste führt direkt ins Hauptmenü.



Selbsttest durchführen

Der Selbsttest dient dazu, mögliche Undichtigkeiten bei der BRAND PLT unit festzustellen. Es stehen zwei verschiedene Prüfungen zur Verfügung. Der Schnelltest dauert nur etwa 2 Minuten und sollte täglich durchgeführt werden. Der Volltest dauert etwa 12 Minuten. Er beinhaltet die zusätzliche, differenzierte Prüfung der internen Tanks und sollte wöchentlich durchgeführt werden.

Vollständiger Test

Was muss ich tun?	Wie geht das?	Welche Taste?	Was zeigt das Display?												
1. Hauptmenü aufrufen	Durch Drücken oder Drehen des Auswahlknopfes wird das 'Hauptmenü' aufgerufen.		<table border="1"> <tr><th colspan="2">Hauptmenü</th></tr> <tr><td>Pipettentyp</td><td></td></tr> <tr><td>Selbsttest</td><td></td></tr> <tr><td>Gerät AUS</td><td></td></tr> <tr><td>Einstellungen...</td><td></td></tr> <tr><td>Auswahl</td><td>zurück</td></tr> </table>	Hauptmenü		Pipettentyp		Selbsttest		Gerät AUS		Einstellungen...		Auswahl	zurück
Hauptmenü															
Pipettentyp															
Selbsttest															
Gerät AUS															
Einstellungen...															
Auswahl	zurück														
2. Selbsttest einstellen	Durch Drehen des Auswahlknopfes 'Selbsttest' einstellen.		<table border="1"> <tr><th colspan="2">Hauptmenü</th></tr> <tr><td>Pipettentyp</td><td></td></tr> <tr><td>Selbsttest</td><td></td></tr> <tr><td>Gerät AUS</td><td></td></tr> <tr><td>Einstellungen...</td><td></td></tr> <tr><td>Auswahl</td><td>zurück</td></tr> </table>	Hauptmenü		Pipettentyp		Selbsttest		Gerät AUS		Einstellungen...		Auswahl	zurück
Hauptmenü															
Pipettentyp															
Selbsttest															
Gerät AUS															
Einstellungen...															
Auswahl	zurück														
3. Selbsttest bestätigen	Drücken der Bestätigungstaste. Das Untermenü 'Selbsttest' wird aufgerufen. Der zuletzt durchgeführte Test erscheint umrahmt.		<table border="1"> <tr><th colspan="2">Selbsttest</th></tr> <tr><td>Schnelltest</td><td></td></tr> <tr><td>Vollständiger Test</td><td></td></tr> <tr><td>Auswahl</td><td>zurück</td></tr> </table>	Selbsttest		Schnelltest		Vollständiger Test		Auswahl	zurück				
Selbsttest															
Schnelltest															
Vollständiger Test															
Auswahl	zurück														
4. Vollständigen Test auswählen	Durch Drehen des Auswahlknopfes 'Vollständiger Test' einstellen.		<table border="1"> <tr><th colspan="2">Selbsttest</th></tr> <tr><td>Schnelltest</td><td></td></tr> <tr><td>Vollständiger Test</td><td></td></tr> <tr><td>Auswahl</td><td>zurück</td></tr> </table>	Selbsttest		Schnelltest		Vollständiger Test		Auswahl	zurück				
Selbsttest															
Schnelltest															
Vollständiger Test															
Auswahl	zurück														
5. Vollständigen Test bestätigen	Drücken der Start-/Bestätigungstaste. Das 'Startmenü' wird aufgerufen.		<table border="1"> <tr><th colspan="2">Selbsttest</th></tr> <tr><td>Bitte Blindstopfen einstecken</td><td></td></tr> <tr><td>Start</td><td>zurück</td></tr> </table>	Selbsttest		Bitte Blindstopfen einstecken		Start	zurück						
Selbsttest															
Bitte Blindstopfen einstecken															
Start	zurück														
6. System abdichten	Den mitgelieferten Blindstopfen fest in den Adapter einpressen (bei Mehrkanal-Adapter alle 4 Kanäle verschließen).														

Was muss ich tun?


Wie geht das?

Welche Taste?

Was zeigt das Display?

7. Vollständiger Test starten

Start-/Bestätigungstaste drücken. Nacheinander werden die sechs Komponenten Sensor, Pumpe, Ventile, Filter, Messkammer **und die Tanks** geprüft. Der Balken im Display zeigt den Testfortschritt an. Während des Tests blinkt die LED-Anzeige abwechselnd rot und grün.

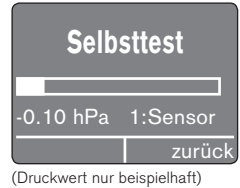


8. System belüften

Nach der Durchführung des Komponententests erscheint im Display die Aufforderung den Blindstopfen zu ziehen.





Blindstopfen entfernen und Bestätigungstaste drücken. Das System wird belüftet, die Anzeige zeigt den gegenwärtigen Druck an.

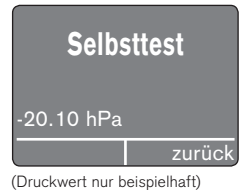

9. Selbsttest beenden

Nach dem Belüften des Systems wechselt das Display automatisch und zeigt an, ob der Test bestanden wurde. Bei einem Fehler bricht das System den Vorgang ab, ein Fehlercode wird angezeigt (s. Seite 32) und das System wird belüftet.

Mit der Start-/Bestätigungstaste kann der Test wiederholt werden. Die Zurück-Taste führt direkt ins Hauptmenü.

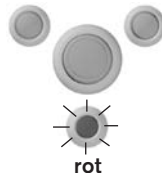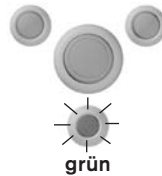

Prüfungsvorbereitung

Vor der Prüfung ist zu entscheiden, ob eine dynamische oder eine statische Prüfung durchgeführt werden soll.

Dynamische oder statische Prüfung?

Mit der **dynamischen Prüfung** kann neben der Detektion statischer Lecks auch festgestellt werden, ob ein defekter Kolben (Verschmutzung, Kratzer) eine Leckage verursacht hat.

Während der Messzeit muss die Pipettiertaste 2-3 x vollständig und gleichmäßig nach unten gedrückt werden. Die damit verbundene Kolbenbewegung lässt so Fehler am Kolben erkennen.

Bei 5 ml und 10 ml Pipetten sollte der Tastenhub relativ langsam durchgeführt werden.

Bei der dynamischen Prüfung von Motorpipetten sollte der Kolben zu Beginn in der obersten Stellung sein und vor dem Ende dorthin zurückgeführt werden.

Bei der **statischen Prüfung** hingegen wird während des Prüfvorganges die Pipettiertaste nicht gedrückt, d.h. der Kolben nicht bewegt.

Bei Motorpipetten kann man den Kolben in oberster Stellung oder am 1. Hubanschlag positionieren.

Eine Undichtigkeit, die während des Kolbenhubs auftritt, kann daher hier nicht festgestellt werden.

Wir empfehlen, die dynamische Prüfung durchzuführen.

Prüfung mit oder ohne Pipettenspitze?

Die Prüfung kann mit oder ohne Pipettenspitze erfolgen.

Wir empfehlen, die Prüfung mit aufgesteckter, unbenutzter Spitze durchzuführen, um das Gesamtpipettiersystem zu prüfen.

Bei Feststellung einer Undichtigkeit kann die Prüfung ohne Spitze wiederholt werden, um zu ermitteln, ob die Undichtigkeit aus dem Ankopplungsbereich Spitzenaufnahmekonus/Spitze herrührt. Um die Prüfung ohne Spitze durchführen zu können ist ein Adapterwechsel (s. Seite 14) notwendig.

Während der Prüfung die Pipette bitte festhalten.



Prüfung von Ein- oder Mehrkanalpipetten

Auswahl des Adapters

Es stehen insgesamt 3 Adapter zur Verfügung

Adapter 1: bereits vormontiert, zur Prüfung von Einkanalpipetten bis 10 ml mit aufgesteckter Pipettenspitze



Adapter 2: im Lieferumfang enthalten, zur Prüfung von Einkanalpipetten ohne Pipettenspitze



Adapter 3: separat erhältlich (optional), zur Prüfung von Mehrkanalpipetten mit und ohne Pipettenspitzen, wobei stets 4 Kanäle gleichzeitig geprüft werden. Der 4-Kanal-Adapter ist einsetzbar für 4-/8- und 12-Kanalpipetten.




Bei Feststellung von Undichtigkeit können drei Kanäle mit Blindstopfen geschlossen werden. Über eine nachfolgende Einzelkanalprüfung kann der undichte Kanal ermittelt werden.

Beim Prüfen von Mehrkanalpipetten können nach der Prüfung beim Abziehen des Gerätes die Spitzen im Adapter steckenbleiben. Diese dann einfach manuell herausziehen oder für die nächste Prüfung stecken lassen.

Wichtig!




Der Silikonadapter enthält zum Schutz des Gerätes vor Feuchtigkeit und Verschmutzung in der Unterseite einen PE-Filter, der leicht zu wechseln ist.

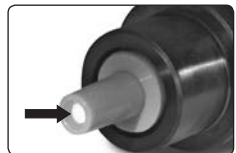

Prüfungsvorbereitung

Adapter- und Filterwechsel

1. Überwurfmutter des Adapters herausschrauben
2. Pipettenadapter herausziehen.
3. Ist der PE-Filter durch Feuchtigkeit oder Verschmutzung verstopft, muss er gewechselt werden. In diesem Fall den PE-Filter am unteren Ende des Silikonadapters vorsichtig herausdrücken.
4. Neuen Filter einsetzen.
5. Den gewählten Pipettenadapter in das Adaptergehäuse hineinstecken (im Bild Adapter 2 für Pipetten ohne Spitze).
6. Überwurfmutter festschrauben.
7. Nach Adapterwechsel Schnelltest durchführen.

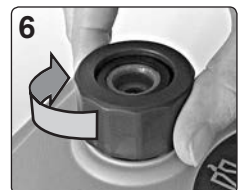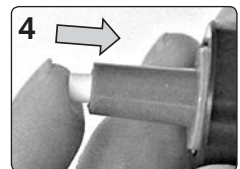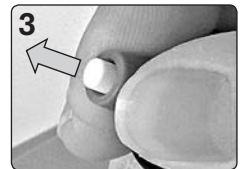







Hinweis:

Der 4-Kanal-Adapter besteht aus Adapter mit integrierter Überwurfmutter! Er wird komplett ausgetauscht.



Beispiel: 100 µl Luftpolsterpipette, dynamische Prüfung

Die Pipette vor der Prüfung auf das Nennvolumen einstellen. Eine neue, unbenutzte Einmalspitze aufstecken und die Pipette mit der Spitze in den vorher ausgewählten und eingebauten Adapter 1 (s. Seite 14) stecken.

Was muss ich tun?	Wie geht das?	Welche Taste?	Was zeigt das Display?												
1. Hauptmenü aufrufen	Durch Drücken oder Drehen des Auswahlknopfes wird das 'Hauptmenü' aufgerufen.		<table border="1"> <tr><th colspan="2">Hauptmenü</th></tr> <tr><td>Pipettentyp</td><td></td></tr> <tr><td>Selbsttest</td><td></td></tr> <tr><td>Gerät AUS</td><td></td></tr> <tr><td>Einstellungen...</td><td></td></tr> <tr><td>Auswahl</td><td>zurück</td></tr> </table>	Hauptmenü		Pipettentyp		Selbsttest		Gerät AUS		Einstellungen...		Auswahl	zurück
Hauptmenü															
Pipettentyp															
Selbsttest															
Gerät AUS															
Einstellungen...															
Auswahl	zurück														
2. Pipettentyp anwählen	Durch Drehen des Auswahlknopfes 'Pipettentyp' einstellen.		<table border="1"> <tr><th colspan="2">Hauptmenü</th></tr> <tr><td>Pipettentyp</td><td></td></tr> <tr><td>Selbsttest</td><td></td></tr> <tr><td>Gerät AUS</td><td></td></tr> <tr><td>Einstellungen...</td><td></td></tr> <tr><td>Auswahl</td><td>zurück</td></tr> </table>	Hauptmenü		Pipettentyp		Selbsttest		Gerät AUS		Einstellungen...		Auswahl	zurück
Hauptmenü															
Pipettentyp															
Selbsttest															
Gerät AUS															
Einstellungen...															
Auswahl	zurück														
3. Pipettentyp bestätigen	Drücken der Bestätigungstaste. Das Untermenü 'Kanäle' wird aufgerufen.		<table border="1"> <tr><th colspan="2">Kanäle</th></tr> <tr><td>Einkanal</td><td></td></tr> <tr><td>Mehrkanal</td><td></td></tr> <tr><td>Auswahl</td><td>zurück</td></tr> </table>	Kanäle		Einkanal		Mehrkanal		Auswahl	zurück				
Kanäle															
Einkanal															
Mehrkanal															
Auswahl	zurück														
4. Einkanalpipette auswählen	Durch Drehen des Auswahlknopfes 'Einkanal' einstellen.		<table border="1"> <tr><th colspan="2">Kanäle</th></tr> <tr><td>Einkanal</td><td></td></tr> <tr><td>Mehrkanal</td><td></td></tr> <tr><td>Auswahl</td><td>zurück</td></tr> </table>	Kanäle		Einkanal		Mehrkanal		Auswahl	zurück				
Kanäle															
Einkanal															
Mehrkanal															
Auswahl	zurück														
5. Einkanalpipette bestätigen	Drücken der Bestätigungstaste. Das Menü 'Nennvolumen' wird aufgerufen.		<table border="1"> <tr><th colspan="2">Nennvolumen</th></tr> <tr><td>25 µl</td><td></td></tr> <tr><td>50 µl</td><td></td></tr> <tr><td>100 µl</td><td></td></tr> <tr><td>200 µl</td><td></td></tr> <tr><td>Auswahl</td><td>zurück</td></tr> </table>	Nennvolumen		25 µl		50 µl		100 µl		200 µl		Auswahl	zurück
Nennvolumen															
25 µl															
50 µl															
100 µl															
200 µl															
Auswahl	zurück														
6. Volumen der Pipette auswählen	Durch Drehen des Auswahlknopfes '100 µl' auswählen.		<table border="1"> <tr><th colspan="2">Nennvolumen</th></tr> <tr><td>25 µl</td><td></td></tr> <tr><td>50 µl</td><td></td></tr> <tr><td>100 µl</td><td></td></tr> <tr><td>200 µl</td><td></td></tr> <tr><td>Auswahl</td><td>zurück</td></tr> </table>	Nennvolumen		25 µl		50 µl		100 µl		200 µl		Auswahl	zurück
Nennvolumen															
25 µl															
50 µl															
100 µl															
200 µl															
Auswahl	zurück														

Fortsetzung nächste Seite

Prüfung Einkanalpipetten (Forts.)

Was muss ich tun? Wie geht das? Welche Taste? Was zeigt das Display?

7. Volumen der Pipette bestätigen

Drücken der Start-/Bestätigungstaste. Das Untermenü 'Start' wird aufgerufen.



bereit

EK – 100 µl

Start

8. Prüfung starten

Start-/Bestätigungstaste drücken.
Die Prüfung beginnt, der Prüfdruck wird eingestellt (Vorbereitung...)



Prüfung

Vorbereitung...

Neustart zurück

Pipettiertaste der Pipette 2-3 x drücken

Kurz vor Ablauf der Vorbereitungszeit leuchtet die LED-Lampe 1 x rot und 1 x grün, dann erscheint der Balken und das System startet automatisch die Messung. Dabei die Pipettiertaste 2-3 x gleichmäßig nach unten drücken. Vor Ablauf der Messung muss der Kolben wieder in der Ausgangsposition sein! Das Balkendiagramm zeigt die verbleibende Zeit und den aktuell erzielten Unterdruck an. Die LED-Anzeige blinkt orange.


Prüfung

4s

-121.21 hPa

Neustart zurück


(Druckwert nur beispielhaft)

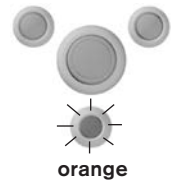

9. Prüfung beenden

Nach Ablauf der Prüfung zeigt das Display an, welche Leckrate ermittelt wurde und ob die Prüfung bestanden ist.

Mit der Start-/Bestätigungstaste kann die Prüfung wiederholt werden.
Drehen des Auswahlnopfes führt direkt ins Hauptmenü.

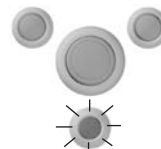


bestanden

EK – 100 µl
Q_L : 0.04 hPa*ml/s

Start

(Leckrate nur beispielhaft)

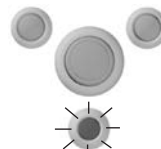

Fehler

EK – 100 µl
Q_L : 4.6 hPa*ml/s


Start

(Leckrate nur beispielhaft)

Hinweis:

Anhand der Korrelationstabelle auf Seite 29 kann das fehlende Volumen näherungsweise ermittelt werden.

Was bedeutet der vertikale Balken im Display?

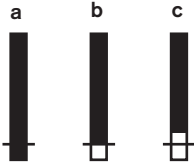

Auf dem Balken ist eine Markierung angebracht. Sie stellt den Grenzwert dar. Dieser entspricht ca. $\frac{1}{4}$ der Volumentoleranz gemäß ISO 8655-2.

- Der Balken ist vollständig bis nach unten ausgefüllt: Die Pipette ist dicht.
- Der Balken ist von oben nur bis zum Bereich der Grenzwertmarkierung ausgefüllt: Wir empfehlen eine gravimetrische Prüfung durchzuführen.
- Der Balkenfüllung endet deutlich über der Grenzwertmarkierung: Die Pipette ist undicht. Es sollte gravimetrisch geprüft und ggf. zur Reparatur eingesandt werden.

Was tun bei Undichtigkeit?

Zeigt die dynamische Prüfung eine Undichtigkeit an, kann versucht werden, über weitere Prüfungen die Ursache einzuzugrenzen:

- Eine anschließende statische Prüfung durchführen.

Die Pipettiertaste wird nicht betätigt, der Kolben nicht bewegt. Ist die Pipette jetzt dicht, kann das ein Hinweis auf Kratzer am Kolben sein.

- Die dynamische Prüfung ohne Spitzen durchführen.

Hierfür muss Adapter 2 eingesetzt werden. Sollte die Pipette jetzt dicht sein, sind möglicherweise die verwendeten Spitzen ungeeignet.

Was bedeuten die Buchstaben hinter einigen Volumina?

Die Zusatzbuchstaben hinter bestimmten Volumina bei der Volumenauswahl bedeuten:

y = yellow (Gerät mit gelber Spitze)

c = Kristallspitze

n = nano-cap Spitze

soft = Bei der Prüfung von 5 ml und 10 ml Pipetten kann es vorkommen, dass sich der Kolben bei der dynamischen Prüfung nicht mehr ganz zurück nach oben bewegt, sondern aufgrund von Unterdruck und Reibung im Gerät hängen bleibt. In diesem Fall den Prüfmodus '5 ml soft oder 10 ml soft' auswählen.

Hinweis zur Prüfungsdauer







Bei der ersten Prüfung nach dem Einschalten des Gerätes muss ein relativ großes Volumen abgepumpt und anschließend dem Gerät Zeit gegeben werden, sich zu stabilisieren (Relaxation). Ständiger Wechsel zwischen großen und kleinen Pipettentypen führt zu längeren Prüfzeiten, weil der Messdruck stets neu eingestellt werden muss.

Die Messzeit bei Pipetten bis 1000 μ l beträgt üblicherweise 5 s, bei 10 ml Geräten erreicht sie 20 s.

Prüfung Mehrkanalpipetten

Beispiel: 200 µl 8-Kanal-Luftpolsterpipette, dynamische Prüfung

Die Pipette vor der Prüfung auf das Nennvolumen einstellen. Neue, unbenutzte Einmalspitzen aufstecken und vier Kanäle mit aufgesteckter Spitze in den vorher ausgewählten und eingebauten Adapter 3 (s. Seite 14) stecken.

Was muss ich tun?	Wie geht das?	Welche Taste?	Was zeigt das Display?												
1. Hauptmenü aufrufen	Durch Drücken oder Drehen des Auswahlknopfes wird das 'Hauptmenü' aufgerufen.		<table border="1"> <tr><th colspan="2">Hauptmenü</th></tr> <tr><td>Pipettentyp</td><td></td></tr> <tr><td>Selbsttest</td><td></td></tr> <tr><td>Gerät AUS</td><td></td></tr> <tr><td>Einstellungen...</td><td></td></tr> <tr><td>Auswahl</td><td>zurück</td></tr> </table>	Hauptmenü		Pipettentyp		Selbsttest		Gerät AUS		Einstellungen...		Auswahl	zurück
Hauptmenü															
Pipettentyp															
Selbsttest															
Gerät AUS															
Einstellungen...															
Auswahl	zurück														
2. Pipettentyp anwählen	Durch Drehen des Auswahlknopfes 'Pipettentyp' einstellen.		<table border="1"> <tr><th colspan="2">Hauptmenü</th></tr> <tr><td>Pipettentyp</td><td></td></tr> <tr><td>Selbsttest</td><td></td></tr> <tr><td>Gerät AUS</td><td></td></tr> <tr><td>Einstellungen...</td><td></td></tr> <tr><td>Auswahl</td><td>zurück</td></tr> </table>	Hauptmenü		Pipettentyp		Selbsttest		Gerät AUS		Einstellungen...		Auswahl	zurück
Hauptmenü															
Pipettentyp															
Selbsttest															
Gerät AUS															
Einstellungen...															
Auswahl	zurück														
3. Pipettentyp bestätigen	Drücken der Bestätigungstaste. Das Untermenü 'Kanäle' wird aufgerufen.		<table border="1"> <tr><th colspan="2">Kanäle</th></tr> <tr><td>Einkanal</td><td></td></tr> <tr><td>Mehrkanal</td><td></td></tr> <tr><td>Auswahl</td><td>zurück</td></tr> </table>	Kanäle		Einkanal		Mehrkanal		Auswahl	zurück				
Kanäle															
Einkanal															
Mehrkanal															
Auswahl	zurück														
4. Mehrkanalpipette auswählen	Durch Drehen des Auswahlknopfes 'Mehrkanal' einstellen.		<table border="1"> <tr><th colspan="2">Kanäle</th></tr> <tr><td>Einkanal</td><td></td></tr> <tr><td>Mehrkanal</td><td></td></tr> <tr><td>Auswahl</td><td>zurück</td></tr> </table>	Kanäle		Einkanal		Mehrkanal		Auswahl	zurück				
Kanäle															
Einkanal															
Mehrkanal															
Auswahl	zurück														
5. Mehrkanalpipette bestätigen	Drücken der Bestätigungstaste. Das Menü 'Nennvolumen' wird aufgerufen.		<table border="1"> <tr><th colspan="2">Nennvolumen</th></tr> <tr><td>50 µl</td><td></td></tr> <tr><td>100 µl</td><td></td></tr> <tr><td>200 µl</td><td></td></tr> <tr><td>250 µl</td><td></td></tr> <tr><td>Auswahl</td><td>zurück</td></tr> </table>	Nennvolumen		50 µl		100 µl		200 µl		250 µl		Auswahl	zurück
Nennvolumen															
50 µl															
100 µl															
200 µl															
250 µl															
Auswahl	zurück														
6. Volumen der Pipette auswählen	Durch Drehen des Auswahlknopfes '200 µl' auswählen.		<table border="1"> <tr><th colspan="2">Nennvolumen</th></tr> <tr><td>50 µl</td><td></td></tr> <tr><td>100 µl</td><td></td></tr> <tr><td>200 µl</td><td></td></tr> <tr><td>250 µl</td><td></td></tr> <tr><td>Auswahl</td><td>zurück</td></tr> </table>	Nennvolumen		50 µl		100 µl		200 µl		250 µl		Auswahl	zurück
Nennvolumen															
50 µl															
100 µl															
200 µl															
250 µl															
Auswahl	zurück														

Was muss ich tun? Wie geht das? Welche Taste? Was zeigt das Display?


7. Volumen der Pipette bestätigen

Drücken der Start-/Bestätigungstaste. Das Untermenü 'Start' wird aufgerufen.




8. Prüfung starten

Start-/Bestätigungstaste drücken.
Die Prüfung beginnt, der Prüfdruck wird eingestellt (Vorbereitung...)

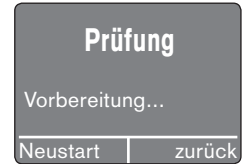


Pipettiertaste der Pipette 2-3 x drücken

Kurz vor Ablauf der Vorbereitungszeit leuchtet die LED-Lampe 1 x rot und 1 x grün, dann erscheint der Balken und das System startet automatisch die Messung. Dabei die Pipettiertaste 2-3 x gleichmäßig nach unten drücken. Vor Ablauf der Messung muss der Kolben wieder in der Ausgangsposition sein! Das Balkendiagramm zeigt die verbleibende Zeit und den aktuell erzielten Unterdruck an.
Die LED-Anzeige blinkt orange.

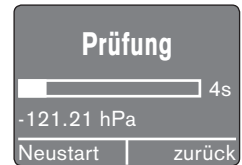

(Druckwert nur beispielhaft)

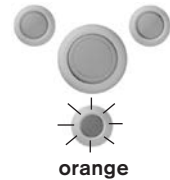


9. Prüfung beenden


Nach Ablauf der Prüfung zeigt das Display an, welche Leckrate ermittelt wurde und ob die Prüfung bestanden ist.

Mit der Start-/Bestätigungstaste kann die Prüfung wiederholt oder mit den nächsten 4 Kanälen fortgesetzt werden.


Drehen des Auswahlknopfes führt direkt ins Hauptmenü.

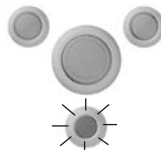


grün

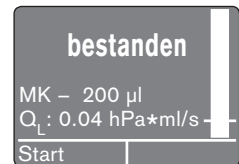

(Leckrate nur beispielhaft)

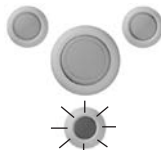

rot

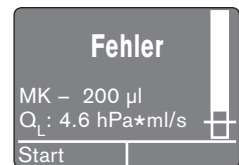

(Leckrate nur beispielhaft)

Hinweis:


Anhand der Korrelationstabelle auf Seite 29 kann das fehlende Volumen näherungsweise ermittelt werden.

Prüfung Mehrkanalpipetten

Was bedeutet der vertikale Balken im Display?

Auf dem Balken ist eine Markierung angebracht. Sie stellt den Grenzwert dar. Dieser entspricht ca. $\frac{1}{4}$ der Volumentoleranz.

- Der Balken ist vollständig bis nach unten ausgefüllt: Das Gerät ist dicht.
- Der Balken ist von oben nur bis zum Bereich der Grenzwertmarkierung ausgefüllt: Wir empfehlen eine gravimetrische Prüfung durchzuführen.
- Der Balkenfüllung endet deutlich über der Grenzwertmarkierung: Das Gerät ist undicht. Es sollte gravimetrisch geprüft und ggf. zur Reparatur eingesandt werden.

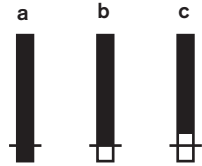

Was tun bei Undichtigkeit?

Zeigt die dynamische Prüfung eine Undichtigkeit an, kann versucht werden, über weitere Prüfungen die Ursache einzugrenzen:





- Eine anschließende statische Prüfung durchführen. Die Pipettiertaste wird nicht betätigt, der Kolben nicht bewegt. Ist das Gerät jetzt dicht, kann das ein Hinweis auf Kratzer am Kolben sein.
- Die dynamische Prüfung ohne Spitzen durchführen. Hierfür kann Adapter 3 weiterverwendet werden. Sollte das Gerät jetzt dicht sein, sind möglicherweise die verwendeten Spitzen ungeeignet.
- Verschluss von 3 Kanälen mit mitgelieferten Blindstopfen und Prüfung einzelner Kanäle zur Ortung des Lecks. Hierzu Pipettentyp 'Einkanal' auswählen!

Hinweis zur Prüfungsdauer






Bei der ersten Prüfung nach dem Einschalten des Gerätes muss ein relativ großes Volumen abgepumpt und anschließend dem Gerät Zeit gegeben werden, sich zu stabilisieren (Relaxation). Ständiger Wechsel zwischen großen und kleinen Pipettentypen führt zu längeren Prüfzeiten, weil der Messdruck stets neu eingestellt werden muss.

Die Messzeit bei Pipetten bis 500 μl beträgt üblicherweise 5 s, bei Pipetten mit 1250 μl Volumen 10 s.






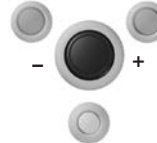


Unabhängig von der eingestellten automatischen Abschaltzeit (s. S. 25) kann die PLT unit aktiv zu jeder Zeit ausgeschaltet werden.

Was muss ich tun?	Wie geht das?	Welche Taste?	Was zeigt das Display?
1. Hauptmenü aufrufen	Durch Drücken des Auswahlknopfes wird das 'Hauptmenü' aufgerufen.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Hauptmenü Pipettentyp Selbsttest Gerät AUS Einstellungen... Auswahl zurück </div>
2. Gerät AUS anwählen	Durch Drehen des Auswahlknopfes 'Gerät AUS' einstellen.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Hauptmenü Pipettentyp Selbsttest Gerät AUS Einstellungen... Auswahl zurück </div>
3. Gerät ausschalten	Drücken der linken Bestätigungstaste schaltet das Gerät aus.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #ccc;"> (Empty display) </div>
Gerät wieder einschalten	Drücken einer beliebigen Taste schaltet das Gerät wieder ein. Es erscheint zuerst für einige Sekunden das Display mit dem eingestellten Wartungstermin. Danach schaltet es automatisch in die 'bereit' Anzeige mit der zuletzt geprüften Pipette.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #ccc;"> Wartungstermin 1.Apr.2016 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #ccc;"> bereit MK – 200 µl Start </div>

Im Untermenü 'Einstellungen' können folgende Unterpunkte ausgewählt werden:
Sprache, Kontrast, Wartungstermin, Abschaltzeit, Druckeinheit und Werkseinstellung.

Was muss ich tun?	Wie geht das?	Welche Taste?	Was zeigt das Display?
1. Im Hauptmenü 'Einstellungen' auswählen	Durch Drücken des Auswahlknopfes das 'Hauptmenü' aufrufen und durch Drehen 'Einstellungen' auswählen.		Hauptmenü Pipettentyp Selbsttest Gerät AUS Einstellungen... Auswahl zurück
2. Einstellungen bestätigen	Drücken der Bestätigungstaste. Das Untermenü 'Einstellungen' wird aufgerufen.		Einstellungen Sprache Kontrast Wartungstermin Abschaltzeit Auswahl zurück
3. Sprachmenü auswählen	Durch Drehen des Auswahlknopfes 'Sprache' einstellen.		Einstellungen Sprache Kontrast Wartungstermin Abschaltzeit Auswahl zurück
4. Sprachmenü aufrufen	Drücken der Bestätigungstaste. Das Menü 'Sprache' wird aufgerufen. Durch Drehen des Auswahlknopfes die Sprache auswählen.		Sprache Deutsch English Español i.O. zurück
5. Sprache bestätigen	Drücken der Bestätigungstaste. Es erscheint das Menü 'Einstellungen' in der gewählten Sprache. Die Zurück-Taste führt ins Hauptmenü.		Settings Language Contrast Inspection date Auto-Power-Off Time select back

Die Farbintensität der Anzeige kann interaktiv verändert werden.

Was muss ich tun?	Wie geht das?	Welche Taste?	Was zeigt das Display?
1. Im Hauptmenü 'Einstellungen' auswählen	Durch Drücken des Auswahlknopfes das ' Hauptmenü ' aufrufen und durch Drehen ' Einstellungen ' auswählen.		Hauptmenü Pipettentyp Selbsttest Gerät AUS Einstellungen... Auswahl zurück
2. Einstellungen bestätigen	Drücken der Bestätigungstaste. Das Untermenü ' Einstellungen ' wird aufgerufen.		Einstellungen Sprache Kontrast Wartungstermin Abschaltzeit Auswahl zurück
3. Kontrast auswählen	Durch Drehen des Auswahlknopfes ' Kontrast ' einstellen.		Einstellungen Sprache Kontrast Wartungstermin Abschaltzeit Auswahl zurück
4. Kontrast aufrufen	Drücken der Bestätigungstaste. Das Menü ' Kontrast ' wird aufgerufen.		Kontrast  50 i.O. zurück
5. Kontrast einstellen	Durch Drehen des Auswahlknopfes von '10' bis '100' einstellen.		Kontrast  76 i.O. zurück
6. Kontrast bestätigen	Drücken der Bestätigungstaste. Es erscheint wieder das Menü 'Einstellungen'. Die Zurück-Taste führt ins Hauptmenü.		Einstellungen Sprache Kontrast Wartungstermin Abschaltzeit Auswahl zurück

Wartungstermin festlegen

Der Termin, an dem die PLT unit zur Überprüfung an BRAND oder eine autorisierte Reparaturwerkstatt eingeschickt werden soll, kann individuell festgelegt werden. Der Termin wird bei jedem Einschalten angezeigt.

Was muss ich tun?	Wie geht das?	Welche Taste?	Was zeigt das Display?
1. Im Hauptmenü 'Einstellungen' auswählen	Durch Drücken des Auswahlknopfes das 'Hauptmenü' aufrufen und durch Drehen 'Einstellungen' auswählen.		Hauptmenü Pipettentyp Selbsttest Gerät AUS Einstellungen... Auswahl zurück
2. Einstellungen bestätigen	Drücken der Bestätigungstaste. Das Untermenü 'Einstellungen' wird aufgerufen.		Einstellungen Sprache Kontrast Wartungstermin Abschaltzeit Auswahl zurück
3. Wartungstermin auswählen	Durch Drehen des Auswahlknopfes 'Wartungstermin' einstellen.		Einstellungen Sprache Kontrast Wartungstermin Abschaltzeit Auswahl zurück
4. Wartungstermin aufrufen	Drücken der Bestätigungstaste. Es erscheint der zuletzt eingestellte Wartungstermin.		Wartungstermin 1 . Apr . 2016 i.O. zurück
5. Wartungstermin einstellen	Durch Drücken des Auswahlknopfes wechselt der Auswahlrahmen in der Reihenfolge Jahr-Monat-Tag. (Drücken der Tagesdatums führt zu 'Einstellungen' zurück). Durch Drehen des Auswahlknopfes ändert sich die umrahmte Position.		Wartungstermin 1 . Apr . 2017 i.O. zurück
6. Wartungstermin bestätigen	Drücken der Bestätigungstaste. Die Anzeige kehrt automatisch ins Menü 'Einstellungen' zurück. Die Zurück-Taste führt ins Hauptmenü.		Einstellungen Sprache Kontrast Wartungstermin Abschaltzeit Auswahl zurück


Die Abschaltzeit (Auto-Power-Off) der PLT unit kann individuell minutenweise von 'aus' bis 30 min eingestellt werden.

Was muss ich tun?	Wie geht das?	Welche Taste?	Was zeigt das Display?												
1. Im Hauptmenü 'Einstellungen' auswählen	Durch Drücken oder Drehen des Auswahknopfes das 'Hauptmenü' aufrufen und durch Drehen 'Einstellungen' auswählen.		<table border="1"> <tr><th colspan="2">Hauptmenü</th></tr> <tr><td>Pipettentyp</td><td></td></tr> <tr><td>Selbsttest</td><td></td></tr> <tr><td>Gerät AUS</td><td></td></tr> <tr><td>Einstellungen...</td><td></td></tr> <tr><td>Auswahl</td><td>zurück</td></tr> </table>	Hauptmenü		Pipettentyp		Selbsttest		Gerät AUS		Einstellungen...		Auswahl	zurück
Hauptmenü															
Pipettentyp															
Selbsttest															
Gerät AUS															
Einstellungen...															
Auswahl	zurück														
2. Einstellungen bestätigen	Drücken der Bestätigungstaste, wird das Untermenü 'Einstellungen' aufgerufen.		<table border="1"> <tr><th colspan="2">Einstellungen</th></tr> <tr><td>Sprache</td><td></td></tr> <tr><td>Kontrast</td><td></td></tr> <tr><td>Wartungstermin</td><td></td></tr> <tr><td>Abschaltzeit</td><td></td></tr> <tr><td>Auswahl</td><td>zurück</td></tr> </table>	Einstellungen		Sprache		Kontrast		Wartungstermin		Abschaltzeit		Auswahl	zurück
Einstellungen															
Sprache															
Kontrast															
Wartungstermin															
Abschaltzeit															
Auswahl	zurück														
3. Abschaltzeit auswählen	Durch Drehen des Auswahknopfes 'Abschaltzeit' einstellen.		<table border="1"> <tr><th colspan="2">Einstellungen</th></tr> <tr><td>Kontrast</td><td></td></tr> <tr><td>Wartungstermin</td><td></td></tr> <tr><td>Abschaltzeit</td><td></td></tr> <tr><td>Druckeinheit</td><td></td></tr> <tr><td>Auswahl</td><td>zurück</td></tr> </table>	Einstellungen		Kontrast		Wartungstermin		Abschaltzeit		Druckeinheit		Auswahl	zurück
Einstellungen															
Kontrast															
Wartungstermin															
Abschaltzeit															
Druckeinheit															
Auswahl	zurück														
4. Abschaltzeit aufrufen	Drücken der Bestätigungstaste. Es erscheint die zuletzt eingestellte Abschaltzeit.		<table border="1"> <tr><th colspan="2">Abschaltzeit</th></tr> <tr><td>3 min</td><td></td></tr> <tr><td>i.O.</td><td>zurück</td></tr> </table>	Abschaltzeit		3 min		i.O.	zurück						
Abschaltzeit															
3 min															
i.O.	zurück														
5. Abschaltzeit einstellen	Drehen des Auswahknopfes. Die Abschaltzeit kann von 'aus' bis 30 min eingestellt werden.		<table border="1"> <tr><th colspan="2">Abschaltzeit</th></tr> <tr><td>15 min</td><td></td></tr> <tr><td>i.O.</td><td>zurück</td></tr> </table>	Abschaltzeit		15 min		i.O.	zurück						
Abschaltzeit															
15 min															
i.O.	zurück														
6. Abschaltzeit bestätigen	Drücken der Bestätigungstaste. Die Anzeige kehrt automatisch ins Menü 'Einstellungen' zurück. Die Zurück-Taste führt ins Hauptmenü.		<table border="1"> <tr><th colspan="2">Einstellungen</th></tr> <tr><td>Kontrast</td><td></td></tr> <tr><td>Wartungstermin</td><td></td></tr> <tr><td>Abschaltzeit</td><td></td></tr> <tr><td>Druckeinheit</td><td></td></tr> <tr><td>Auswahl</td><td>zurück</td></tr> </table>	Einstellungen		Kontrast		Wartungstermin		Abschaltzeit		Druckeinheit		Auswahl	zurück
Einstellungen															
Kontrast															
Wartungstermin															
Abschaltzeit															
Druckeinheit															
Auswahl	zurück														

Was muss ich tun? Wie geht das? Welche Taste? Was zeigt das Display?

1. Im Hauptmenü 'Einstellungen' auswählen


Durch Drücken oder Drehen des Auswahknopfes das **'Hauptmenü'** aufrufen und durch Drehen **'Einstellungen'** auswählen.



Hauptmenü
 Pipettentyp
 Selbsttest
 Gerät AUS
 Einstellungen...
 Auswahl | zurück

2. Einstellungen bestätigen


Drücken der Bestätigungstaste. Das Untermenü **'Einstellungen'** wird aufgerufen.



Einstellungen
 Kontrast
 Wartungstermin
 Abschaltzeit
 Druckeinheit
 Auswahl | zurück

3. Druckeinheit auswählen


Durch Drehen des Auswahlknopfes **'Druckeinheit'** einstellen.



Einstellungen
 Wartungstermin
 Abschaltzeit
 Druckeinheit
 Werkseinstellung
 Auswahl | zurück

4. Druckeinheit aufrufen


Drücken der linken Bestätigungstaste. Es erscheint die momentan eingestellte Druckeinheit.



Druckeinheit
 hPa
 i.O. | zurück

5. Druckeinheit einstellen

Durch Drehen des Auswahlknopfes können als Druckeinheit **hPa, mbar** oder **Torr** eingestellt werden.




Druckeinheit
 mbar
 i.O. | zurück







6. Druckeinheit bestätigen

Drücken der Bestätigungstaste. Die Anzeige kehrt automatisch ins Menü **'Einstellungen'** zurück.

Die Zurück-Taste führt ins Hauptmenü.



Einstellungen
 Wartungstermin
 Abschaltzeit
 Druckeinheit
 Werkseinstellung
 Auswahl | zurück


Was muss ich tun?	Wie geht das?	Welche Taste?	Was zeigt das Display?												
1. Im Hauptmenü 'Einstellungen' auswählen	Durch Drücken des Auswahlknopfes das 'Hauptmenü' aufrufen und durch Drehen 'Einstellungen' auswählen.		<table border="1"> <tr><th colspan="2">Hauptmenü</th></tr> <tr><td>Pipettentyp</td><td></td></tr> <tr><td>Selbsttest</td><td></td></tr> <tr><td>Gerät AUS</td><td></td></tr> <tr><td>Einstellungen...</td><td></td></tr> <tr><td>Auswahl</td><td>zurück</td></tr> </table>	Hauptmenü		Pipettentyp		Selbsttest		Gerät AUS		Einstellungen...		Auswahl	zurück
Hauptmenü															
Pipettentyp															
Selbsttest															
Gerät AUS															
Einstellungen...															
Auswahl	zurück														
2. Einstellungen bestätigen	Drücken der Bestätigungstaste. Das Untermenü 'Einstellungen' wird aufgerufen.		<table border="1"> <tr><th colspan="2">Einstellungen</th></tr> <tr><td>Wartungstermin</td><td></td></tr> <tr><td>Abschaltzeit</td><td></td></tr> <tr><td>Druckeinheit</td><td></td></tr> <tr><td>Werkseinstellung</td><td></td></tr> <tr><td>Auswahl</td><td>zurück</td></tr> </table>	Einstellungen		Wartungstermin		Abschaltzeit		Druckeinheit		Werkseinstellung		Auswahl	zurück
Einstellungen															
Wartungstermin															
Abschaltzeit															
Druckeinheit															
Werkseinstellung															
Auswahl	zurück														
3. Werkseinstellung auswählen	Durch Drehen des Auswahlknopfes 'Werkseinstellung' einstellen.		<table border="1"> <tr><th colspan="2">Einstellungen</th></tr> <tr><td>Wartungstermin</td><td></td></tr> <tr><td>Abschaltzeit</td><td></td></tr> <tr><td>Druckeinheit</td><td></td></tr> <tr><td>Werkseinstellung</td><td></td></tr> <tr><td>Auswahl</td><td>zurück</td></tr> </table>	Einstellungen		Wartungstermin		Abschaltzeit		Druckeinheit		Werkseinstellung		Auswahl	zurück
Einstellungen															
Wartungstermin															
Abschaltzeit															
Druckeinheit															
Werkseinstellung															
Auswahl	zurück														
4. Werkseinstellung aufrufen	Drücken der Bestätigungstaste. Es erscheint die Bestätigungsaufforderung.		<table border="1"> <tr><th colspan="2">Werkseinstellung</th></tr> <tr><td colspan="2">bitte bestätigen!</td></tr> <tr><td>i.O.</td><td>zurück</td></tr> </table>	Werkseinstellung		bitte bestätigen!		i.O.	zurück						
Werkseinstellung															
bitte bestätigen!															
i.O.	zurück														
5. Werkseinstellung bestätigen	Drücken der Bestätigungstaste. Die Anzeige wechselt zur englischen Sprachauswahl.		<table border="1"> <tr><th colspan="2">Language</th></tr> <tr><td>Deutsch</td><td></td></tr> <tr><td>English</td><td></td></tr> <tr><td>Espanol</td><td></td></tr> <tr><td>o.k.</td><td></td></tr> </table>	Language		Deutsch		English		Espanol		o.k.			
Language															
Deutsch															
English															
Espanol															
o.k.															
	Nach Auswahl und Bestätigung der Sprache wechselt die Anzeige automatisch ins Menü 'Einstellungen' zurück. Die Zurück-Taste führt ins Hauptmenü.		<table border="1"> <tr><th colspan="2">Einstellungen</th></tr> <tr><td>Wartungstermin</td><td></td></tr> <tr><td>Abschaltzeit</td><td></td></tr> <tr><td>Druckeinheit</td><td></td></tr> <tr><td>Werkseinstellung</td><td></td></tr> <tr><td>Auswahl</td><td>zurück</td></tr> </table>	Einstellungen		Wartungstermin		Abschaltzeit		Druckeinheit		Werkseinstellung		Auswahl	zurück
Einstellungen															
Wartungstermin															
Abschaltzeit															
Druckeinheit															
Werkseinstellung															
Auswahl	zurück														

Firmware update

Bei einem Firmware update, z.B. aufgrund der Aufnahme weiterer Pipetten typen (neue Volumina), stellt BRAND dieses auf CD zur Verfügung. Registrierte Nutzer werden automatisch informiert. Nichtregistrierte Anwender erhalten das Update auf Anfrage.

Installation

1. Legen Sie die CD-ROM in das Laufwerk (hier als Laufwerk "D" benannt).
2. Klicken Sie "Start" im Desktop und geben Sie unter dem Befehl "Ausführen" zur Installation des Firmware updates "D:\setup.exe" ein.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

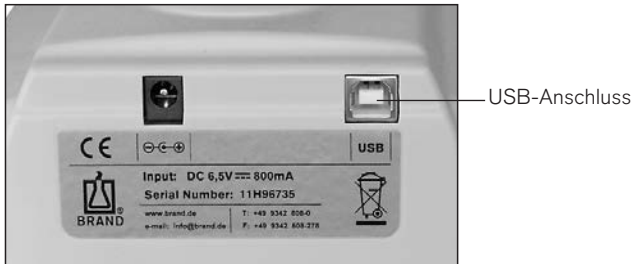

Relation Q_L zu Volumenverlust (ca.)

Bei einem Leck bestimmter Größe hängt der Volumenverlust der Pipette beim Pipettieren von verschiedenen Faktoren ab; z.B. von der Spitzenöffnung, sodass dieser entsprechend stark variieren kann.

(Toleranz der gemessenen Leckrate: $\pm 20\%$)

Geprüfte Pipette		Leckrate Q_L [hPa*ml/s]	Volumenverlust Pipette (ca.) [μ l]
Kanäle	Nennvolumen		
1-Kanal	1 μ l	4	0,05
1-Kanal	2 μ l	4	0,09
1-Kanal	2,5 μ l	6	0,13
1-Kanal	5 μ l y	12	0,1
1-Kanal	5 μ l	4	0,1
1-Kanal	10 μ l y	4	0,1
1-Kanal	10 μ l c/n	3	0,1
1-Kanal	20 μ l y	19	0,2
1-Kanal	20 μ l c	6	0,2
1-Kanal	25 μ l	16	0,5
1-Kanal	50 μ l	10	0,5
1-Kanal	100 μ l	14	0,8
1-Kanal	200 μ l	13	2
1-Kanal	250 μ l	13	4
1-Kanal	300 μ l	12	4
1-Kanal	500 μ l	10	4
1-Kanal	1000 μ l	12	8
1-Kanal	1250 μ l	26	16
1-Kanal	1500 μ l	36	16
1-Kanal	2000 μ l	40	16
1-Kanal	2500 μ l	66	40
1-Kanal	5 ml	52	40
1-Kanal	5 ml soft	21	41
1-Kanal	10 ml	39	60
1-Kanal	10 ml soft	20	61
4-Kanal	1 μ l	18	0,1
4-Kanal	2 μ l	19	0,2
4-Kanal	2,5 μ l	29	0,2
4-Kanal	5 μ l	22	0,2
4-Kanal	10 μ l	8	0,2
4-Kanal	20 μ l	10	0,4
4-Kanal	25 μ l	21	1
4-Kanal	50 μ l	13	1
4-Kanal	100 μ l	13	2
4-Kanal	200 μ l	14	3
4-Kanal	250 μ l	44	8
4-Kanal	300 μ l	47	8
4-Kanal	500 μ l	29	8
4-Kanal	1000 μ l	25	16
4-Kanal	1250 μ l	25	16

PLT unit (Pipet Leak Testing Unit)

inkl. je einen Adapter zur Prüfung von Luftpols-terpipetten mit Spitze (montiert) und ohne Spitze, 2 Blindstopfen, 3 PE-Ersatzfilter für Pipettenadap-ter, ein Universalnetzteil, ein Qualitätszertifikat.

Best.-Nr.

7039 70



Pipettenadapter zur Prüfung mit Spitze

für 1-Kanal-Pipetten, inkl. 1 Blindstopfen.

Best.-Nr.

7039 75



Pipettenadapter zur Prüfung ohne Spitze

für 1-Kanal-Pipetten, inkl. 1 Blindstopfen.

Best.-Nr.

7039 76



Pipettenadapter 4-Kanal

zur Prüfung von Mehrkanal-Pipetten mit und ohne Spitzen, inkl. 4 Blindstopfen.

Best.-Nr.

7039 77



Filter für Pipetten-adapter

PE, Verpackungseinheit 10 Stück.

Best.-Nr.

7039 78



Universalnetzteil

Eingang: AC 100 V - 240 V, 50/60 Hz
Ausgang: DC 6,5 V, 800 mA

Best.-Nr.

7039 79



Fehler bei Pipettenprüfung

Störung	Fehleranzeige	Mögliche Ursache	Was tun?
Abbruch der Prüfung	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #f0f0f0;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">Fehler</p> <p style="margin: 0;">Prüfung abgebrochen Leckrate nicht messbar!</p> <hr style="width: 100%;"/> <p style="text-align: right; margin: 0;">zurück</p> </div>	Keine Pipette im Adapter bzw. nicht fest genug eingesteckt	Pipette ausreichend fest einstecken
		Geprüfte Pipette ist völlig undicht	Pipette defekt, kann mit diesem Prüfgerät nicht überprüft werden. Pipette zur Reparatur einsenden.
		Spitze dichtet am Schaft nicht ab	Andere Spitze aufstecken. Schaft auf Beschädigung untersuchen.
		Falscher Pipettentyp eingestellt	Im Menü den passenden Pipettentyp auswählen.
		Pipettenadapter undicht	Adapter überprüfen auf Fusseln, Abrieb und Filter auf Feuchtigkeit. Adapter reinigen und Filter austauschen. Selbsttest durchführen.
		Pipettenadapter sitzt locker	Überwurfmutter fest anziehen. Selbsttest durchführen
		Feuchtigkeit im Messraum, Adapterfilter verstopft	Adapterfilter austauschen, Selbsttest durchführen. (Schnelltest)
Gemessene Leckrate nicht plausibel		bei 5 ml und 10 ml Pipetten: Messdruck für Kolbenfeder der Pipette zu stark. Beim Abpumpen wird Kolben nach unten gezogen	'5 ml soft' bzw. '10 ml soft' als Pipettentyp einstellen.
PLT unit reagiert gar nicht oder verhält sich ungewöhnlich		Softwarefehler, elektrische Störung	Alle Kabel aus dem Gerät ziehen. Nach ca. 5 Sekunden Netzkabel wieder einstecken.

Hinweis:

Sollten die Fehler durch die angegebenen Maßnahmen nicht behoben werden können, das Gerät bitte zur Reparatur einschicken.

Störung – was tun?

Fehler beim Selbsttest

Selbsttest

Fehler: 1XXX
siehe Handbuch

Neustart | zurück

Fehleranzeige

Fehlernummer	Ursache	Was tun?
1000 1010	Drucksensor defekt	Gerät zur Reparatur einsenden
1020	Pumpe läuft ständig	Gerät zur Reparatur einsenden
1040 1050	Abpumpen dauert zu lange	Prüfen, ob Blindstopfen fest eingesteckt und der Adapter fest aufgeschraubt ist. Falls ja, dann Pumpe defekt. Gerät zur Reparatur einsenden.
1030 1060 1070 1080 1090	Ventil defekt	Gerät zur Reparatur einsenden
1020	Belüftung über Belüftungskanal dauert zu lange	Gerät zur Reparatur einsenden
1150 1160	Undichtigkeit am Gerät	Blindstopfen, Adaptersitz und Adapterfilter überprüfen und ggf. erneuern. Selbsttest wiederholen. Falls Fehler nicht behoben, Gerät zur Reparatur einsenden.
1170	Belüftung über Adapter dauert zu lange	Blindstopfen entfernen, falls nicht getan. Falls Adapterfilter verschmutzt, Filter erneuern.
1200	Fehler in der Elektronik	Gerät zur Reparatur einsenden

Zur Reparatur einsenden

Achtung!

Der Transport von gefährlichem Material ohne Genehmigung ist gesetzlich verboten.

- Gerät gründlich reinigen und dekontaminieren!
- Fügen Sie der Rücksendung von Produkten bitte grundsätzlich eine genaue Beschreibung der Art der Störung und der verwendeten Medien bei. Bei fehlender Angabe der verwendeten Medien kann das Gerät nicht repariert werden. Bei fehlender Angabe der verwendeten Medien kann das Gerät nicht repariert werden.
- Der Rücktransport geschieht auf Gefahr und Kosten des Einsenders.

Außerhalb der USA und Kanada:

- Erklärung zur gesundheitlichen Unbedenklichkeit" ausfüllen und gemeinsam mit dem Gerät an Hersteller oder Händler senden. Vordrucke können beim Händler oder Hersteller angefordert werden bzw. stehen unter www.brand.de zum Download bereit.

In den USA und Kanada:

- Bitte klären Sie mit BrandTech Scientific, Inc. die Voraussetzungen für die Rücksendung **bevor** Sie das Gerät zum Service einschicken.
- Senden Sie ausschließlich gereinigte und dekontaminierte Geräte an die Adresse, die Sie zusammen mit der Rücksendenummer erhalten haben. Die Rücksendenummer außen am Paket gut sichtbar anbringen.

Kontaktadressen

BRAND GMBH + CO KG

Otto-Schott-Straße 25
97877 Wertheim (Germany)

Tel.: +49 9342 808-0

Fax: +49 9342 808-98000

E-Mail: info@brand.de

www.brand.de

USA und Kanada:

BrandTech® Scientific, Inc.
11 Bokum Road
Essex, CT 06426-1506 (USA)

Tel.: +1-860-767 2562

Fax: +1-860-767 2563

www.brandtech.com

Indien:

BRAND Scientific Equipment Pvt. Ltd.
303, 3rd Floor, 'C' Wing, Delphi
Hiranandani Business Park, Powai
Mumbai - 400 076 (India)

Tel.: +91 22 42957790

Fax: +91 22 42957791

E-Mail: info@brand.co.in

www.brand.co.in

China:

BRAND (Shanghai) Trading Co., Ltd.
Guangqi Culture Plaza
Room 506, Building B
No. 2899, Xietu Road
Shanghai 200030 (P.R. China)

Tel.: +86 21 6422 2318

Fax: +86 21 6422 2268

E-Mail: info@brand.cn.com

www.brand.cn.com

Mängelhaftung

Wir haften nicht für Folgen unsachgemäßer Behandlung, Verwendung, Wartung, Bedienung oder nicht autorisierter Reparatur des Gerätes oder für Folgen normaler Abnutzung, insbesondere von Verschleißteilen wie z.B. Kolben, Dichtungen, Ventilen sowie bei Glasbruch. Gleiches gilt für die Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung. Insbesondere übernehmen wir keine Haftung für entstandene Schäden, wenn das Gerät weiter zerlegt wurde als in der Gebrauchsanleitung beschrieben oder wenn fremde Zubehör- bzw. Ersatzteile eingebaut wurden.


USA und Kanada:

Informationen zur Mängelhaftung finden Sie unter www.brandtech.com.

Entsorgung

Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Batterien/Akkus und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer vom Hausmüll (unsortierter Siedlungsabfall) getrennt entsorgt werden müssen.

- Elektronische Geräte müssen gemäß der Richtlinie 2002/96/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Januar 2003 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte fachgerecht entsprechend den nationalen Entsorgungsvorschriften entsorgt werden.

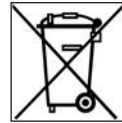

Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

	Page
Safety Instructions	36
CE Marking	37
Functions and Limitations of use	37
Operating exclusions	37
Operating elements	38
First Steps	39
Initializing	40
Perform self-test	40
Quick test	40
Full test	42
Test preparation	44
Dynamic or static test?	44
Test with or without pipette tip?	44
Single-channel or multi-channel adapter selection	45
Changing the adapter and filter	46
Testing single-channel pipettes	47
Testing multi-channel pipettes	50
Switch the instrument off	53
Adjustments	54
Selecting the language	54
Adjusting the display contrast	55
Setting the inspection date	56
Setting the Auto-Power-Off Time	57
Selecting the pressure units (hPa, mbar, torr)	58
Restoring the factory settings	59
Firmware update via the USB interface	60
Leak rate/volume correlation table	61
Ordering Information · Accessories · Spare Parts	62
Troubleshooting	63
Repair · Contact addresses	65
Warranty Information	66
Disposal	66

Safety Instructions

This instrument may sometimes be used with hazardous materials, operations, and equipment. It is beyond the scope of this manual to address all of the potential safety risks associated with its use in such applications. It is the responsibility of the user of this instrument to consult and establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use.

Please read the following carefully!

1. Every user must read and understand this operating manual before operation.
2. Follow general instructions for hazard prevention and safety instructions; e.g., wear protective clothing, eye protection and gloves. When working with infectious or other hazardous samples, all appropriate regulations and precautions must be followed.
3. Never use the instrument in an atmosphere with a danger of explosion.
4. The instrument should only be used for the leak testing of pipettes that operate on the air displacement principle. Observe operating exclusions (s. page 37)! If in doubt, contact the manufacturer or supplier.
5. Always use the instrument in such a way that neither the user nor any other person is endangered.
6. When testing air displacement pipettes with mounted tips, employ only unused tips.
7. Never use force on the instrument!
8. Use only original manufacturer's accessories and spare parts. Do not attempt to make any technical alterations.
9. Only authorized service personnel may repair or service the instrument.
10. Always check the instrument for visible damage before use. If there is a sign of a potential malfunction, immediately stop the test. Consult the 'Troubleshooting' section of this manual (see page 63), and contact the manufacturer if needed.
11. The AC adapter has to be protected against moisture and must be used only for this instrument.

Warning!

Improper use of the instrument (short-circuit, mechanical damage, overheating etc.) may cause the explosion.

The BRAND leak testing instrument is a differential pressure measuring instrument for determining the leak rate of an air-displacement pipette. Static and dynamic testing permit the localization of leaks. Dynamic testing is preferable.

Testing is possible both with tips (for testing the instrument/tip interface and the entire system) and without tips (for testing the instrument). The leak rate is directly related to the volume loss of a pipette.

The leak rate Q_L is a measure of the quantity of material (mass) that flows through a leak per unit time.

Note:

The leak tester cannot substitute for gravimetric testing for the monitoring of measuring instruments. The instrument should be used to check pipettes on a daily basis as a safeguard for the periods between calibrations.

Limitations of Use

The instrument offers a rapid and simple test of leakage in air-displacement pipettes within the following limitations:

- Operating temperature 15 °C to 35 °C
- Rel. Humidity max 80%
- For use at elevations up to 2000 m above sea level
- Storage temperature 0 °C to 50 °C

Important!

When the instrument is relocated to a new environment or even during transport, significant changes in the temperature and atmospheric humidity can affect the measurements.

To avoid error messages, the PLT unit must be allowed to acclimate in the testing laboratory for a period of 2 hours before use!

The leak rate is the ratio of the pV value of a gas and the period of time during which the gas flows through the leak. The pV value is the product of the pressure and the volume of a certain quantity of a gas at the prevailing temperature. In ideal gases, the pV value at a given temperature is a measure of the quantity of material or the mass of the gas. The leak rate depends on the type of gas, absolute pressure, pressure difference, and temperature.

For the pipette test, hPa ml/s is a suitable unit for the leak rate Q_L . A leak rate of 1 hPa ml/s at an air pressure of 1000 hPa means a volume loss of 1 μ l/s.

CE Marking

This sign certifies that the product meets the requirements of the EEC directive and has been tested according to the specified test methods.

Operating Exclusions

Users themselves must check the suitability of the instrument for the intended application.

Do not use the instrument to aspirate liquids! Avoid aggressive vapors (corrosion hazard)! Further information available upon request.

Hollow vessels that are not specified for vacuum use should never be evacuated, since the vessel can burst!

AC adapter Specifications

PLT unit:

Input: DC 6.5 V = 800 mA

AC adapter:

Input: AC 100 V - 240 V, 50/60 Hz, 0,5 A

Output: DC 6,5 V = 800 mA

Protection class: IP20

Operating Elements

According to ISO 8655, air-displacement pipettes should be checked regularly. The BRAND PLT unit offers a safeguard for the periods between calibration intervals.



Back of the instrument



AC adapter
socket

USB port

"Back" button

The function of the "Back" button is varied by pressing for a short or long time. Pressing the button for a short time leads back to a sub-menu in the next higher level of the menu hierarchy. Pressing the button for a long time leads back directly to "Ready" on the Start Menu.

Select knob

In many cases, pressing the left "Start/Execute" button as well as the central knob can be used to confirm a selection. For consistency, the left "Start/Execute" button is used for confirmation in this Operating Manual.

Powering on the instrument

Is everything in the package?

The package contains the PLT unit, one adapter each for testing air-displacement pipettes with tips (mounted) or without tips, 2 blind plugs, 3 replacement PE filters for the pipette adapter, an AC adapter, a quality certificate, and this Operating Manual.

What to do?	How to do it	Keys to press	Display readout
-------------	--------------	---------------	-----------------

1. Connecting the AC adapter

Use only the original AC adapter!


The instrument's AC adapter and AC adapter plug must be freely accessible, and separatable from the power grid at any time.

Connect the AC adapter to the socket in the back of the instrument, without pressing any buttons on the instrument.




After the AC adapter is connected, the display shows the software version number, the creation date, and the BRAND logo.

During initial start-up, the display brings up the "Language" indicator after 3 sec.

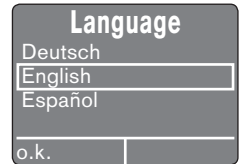

2. Selecting the language


The language is selected by turning the select knob.

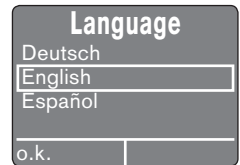

3. Confirming the language

Press the left "OK" button. The "Settings" menu appears in the language selected.

The "Back" button leads to the Main Menu.

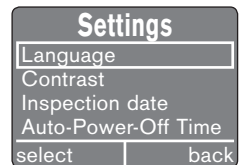






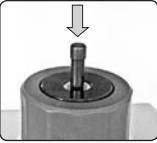
Note:

After start-up, one can select either to perform the self-test (page 40) or directly begin a pipette test (page 44).

Perform self-test

The self-test determines if there are any leaks in the BRAND PLT unit. Two different tests are available. The Quick Test lasts only about 2 minutes, and should be performed on a daily basis. The Full Test lasts about 12 minutes. It includes the additional differentiated testing of the internal tanks, and should be performed on a weekly basis.


Quick test

What to do?	How to do it	Keys to press	Display readout
1. Calling up the Main Menu	The Main Menu is called up by pressing or turning the select knob.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Main Menu</p> <p>Pipette Type</p> <p>Self Test</p> <p>Switch OFF</p> <p>Settings...</p> <hr/> <p>select back</p> </div>
2. Setting up the Self Test	Set to "Self Test" by turning the select knob.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Main Menu</p> <p>Pipette Type</p> <p>Self Test</p> <p>Switch OFF</p> <p>Settings...</p> <hr/> <p>select back</p> </div>
3. Confirming the Self Test	Press the "Execute" button. The "Self Test" submenu is called up. The last test to be performed appears enframed.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Self Test</p> <p>Quick Test</p> <p>Full Test</p> <hr/> <p>select back</p> </div>
4. Selecting the Quick Test	Set to "Quick Test" by turning the select knob.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Self Test</p> <p>Quick Test</p> <p>Full Test</p> <hr/> <p>select back</p> </div>
5. Confirming the Quick Test	Press the "Start/Execute" button. The "Start Menu" submenu is called up.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Self Test</p> <p>Please insert blind plug</p> <hr/> <p>start back</p> </div>
6. Seal the system	Press the provided blind plug firmly into the adapter (for the multi-channel adapter, seal all 4 channels).		

What to do?	How to do it	Keys to press	Display readout
-------------	--------------	---------------	-----------------

7. Starting the Quick Test


Press the "Start/Execute" button. The five components - sensor, pump, valve, filter, and measurement chamber - are tested one after the next. The progress bar in the display indicates the test status. The LED indicator alternately blinks red and green during the test.

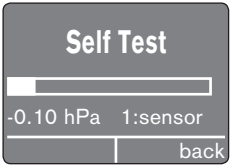


(pressure value is only an example)

8. Aerating the system

After completion of the component tests, the display shows a prompt to remove the plug.

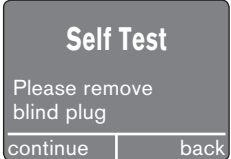



Remove the plug and press the "Execute" button. The system is aerated and the indicator will show the current pressure in the measurement chamber.

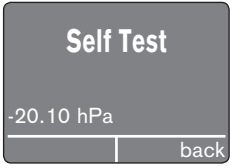



(pressure value is only an example)

9. Ending the Self Test

After aeration of the system, the display changes automatically and indicates whether the unit passed the test. In the case of an error, the system stops the procedure and indicates an error code (see page 64), and the system is aerated.

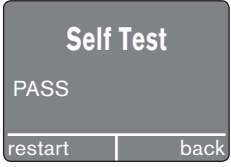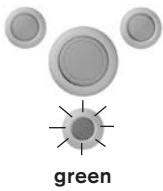


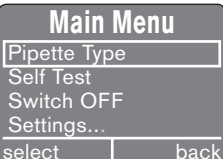

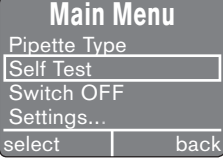

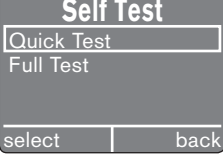

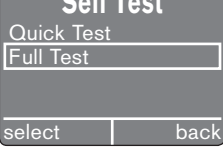


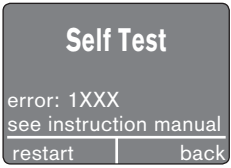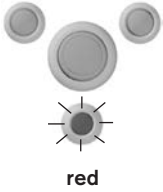
The test can be repeated by pressing the "Start/Execute" button. The "Back" button leads directly to the Main Menu.


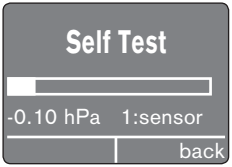
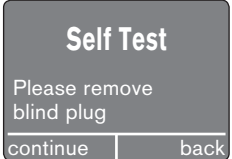

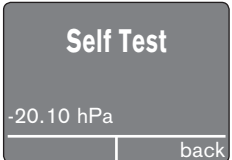
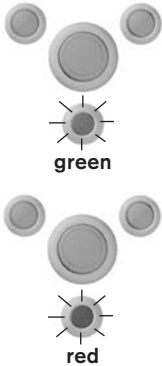
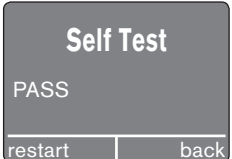
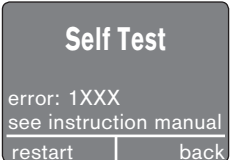


Perform self test

The self test determines if there are any leaks in the BRAND PLT unit. Two different tests are available. The Quick Test lasts only about 2 minutes, and should be performed on a daily basis. The Full Test lasts about 12 minutes. It includes the additional differentiated testing of the internal tanks, and should be performed on a weekly basis.

Full test

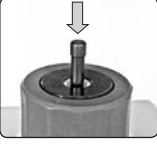What to do?	How to do it	Keys to press	Display readout
1. Calling up the Main Menu	The 'Main Menu' is called up by pressing or turning the select knob.		
2. Setting up the Self Test	Set to 'Self Test' by turning the select knob.		
3. Confirming the Self Test	Press the 'Execute' button. The 'Self Test' submenu is called up. The last test to be performed appears enframed.		
4. Selecting the Full Test	Set to 'Selecting the Full Test' by turning the select knob.		
5. Confirming the Full Test	Press the 'Start/Execute' button. The 'Start Menu' submenu is called up.		
6. Seal the system	Press the provided plug firmly into the adapter (for the multi-channel adapter, seal all 4 channels).		

What to do?	How to do it	Keys to press	Display readout
<p>7. Starting the Full Test</p>	<p>Press the 'Start/Execute' button. The six components - sensor, pump, valve, filter, measurement chamber, and the tanks - are tested one after the next. The progress bar in the display indicates the test status. The LED indicator alternately blinks red and green during the test.</p>		 <p>(pressure value is only an example)</p>
<p>8. Aerating the system</p>	<p>After completion of the component tests, the display shows a prompt to remove the plug.</p>		
	<p>Remove the plug and press the 'Execute' button. The system is aerated and the indicator will show the current pressure.</p>		 <p>(pressure value is only an example)</p>
<p>9. Ending the Self Test</p>	<p>After aeration of the system, the display changes automatically and indicates whether the unit passed the test. In the case of an error, the system stops the procedure and indicates an error code (see page 64), and the system is aerated.</p>		
	<p>The test can be repeated by pressing the 'Start/Execute' button. The 'Back' button leads directly to the Main Menu.</p>		

Test preparation

Before the test, one must decide whether a dynamic or static test is to be performed.

Dynamic or static test?

With the **dynamic test**, in addition to the detection of static leaks, one can also determine whether a defective piston (contamination, scratches) has caused a leak.

During the measurement time, the pipette button must be pressed down completely and evenly 2-3 times. The associated piston movement allows errors to be recognized.

The button stroke is accomplished relatively slowly with 5 ml and 10 ml pipettes.

In the dynamic testing of pipettes, the piston should be in the upper position at the beginning, and should be brought back to that position at the end.

In the **static test**, by contrast, the pipette button is not pressed during the test procedure, i.e. the piston doesn't move. In power pipettes, one can position the piston in the uppermost location or at the 1st stop.

A leak that occurs during the piston stroke can thus not be determined at this point.

We recommend that the dynamic test be performed.

Test with or without pipette tip?

The test can take place with or without the pipette tip.

We recommend that the test be performed with a mounted, unused tip so that the entire pipette system is tested.

When a leak has been identified, the test can be repeated without a tip to determine whether the leak arises from the tip cone/tip coupling region. The adapter must be changed (see page 46) to be able to perform the test without the tip.

The pipette should be held firmly during the test.



Testing of single- or multi-channel pipettes

Changing the adapter

A total of 3 adapters are available

Adapter 1: already premounted, for testing single-channel pipettes up to 10 ml with a mounted pipette tip



Adapter 2: included in the delivery, for testing single-channel pipettes without a pipette tip



Adapter 3: available separately (optional), for testing of multi-channel pipettes with or without a pipette tip, wherein all 4 channels are tested simultaneously. The 4-channel adapter can be used for 4-, 8- and 12-channel pipettes.




When a leak is detected, three channels can be closed with plugs. The leaking channel can be determined through subsequent single-channel testing.

During multi-channel pipettes testing, the tips can be allowed to remain in the adapter when the instrument is disconnected. These can be removed simply by hand, or left inserted for the next test.

Important!

To protect the instrument from moisture and contamination, a readily changeable PE filter is included in the bottom the silicone adapter.

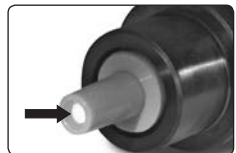



Test preparation

Changing the adapter and filter

1. Unscrewing the adapter lock nut.
2. Remove the pipette adapter.
3. If the PE filter is clogged with moisture or contaminants, it must be changed. In this case, carefully withdraw the PE filter from the bottom end of the silicone adapter.
4. Insert a new filter.
5. Insert the selected pipette adapter into the adapter housing (in the figure, Adapter 2 for pipettes without tips).
6. Screw the lock nut down firmly.
7. After changing the adapter, perform the Quick Test.

Note:

The 4-channel adapter consists of an adapter with an integrated lock nut. The entire ensemble is exchanged.

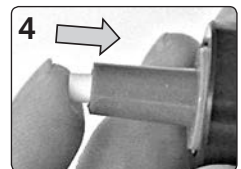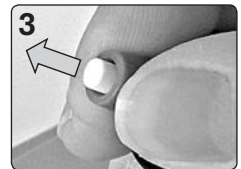

Testing single-channel pipettes


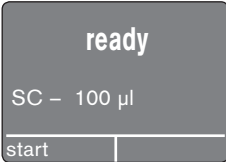

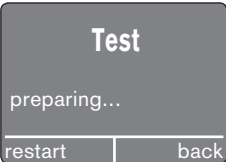
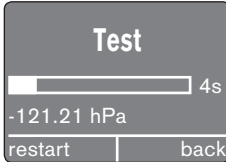
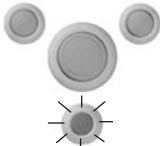
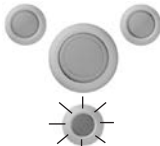
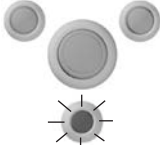
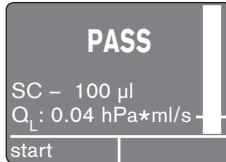
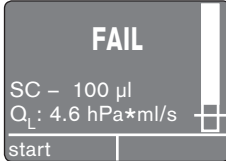
Example: 100 µl Air-displacement pipette, dynamic test

Before testing set pipette to nominal volume. Mount a new, unused, disposable tip, and insert the pipette with the tip in the previously selected and attached Adapter 1 (see page 46).

What to do?	How to do it	Keys to press	Display readout
1. Calling up the Main Menu	The 'Main Menu' is called up by pressing or turning the select knob.		
2. Selecting the pipette type	Set to 'Pipette Type' by turning the select knob.		
3. Confirming the pipette type	Press the 'Execute' button. The 'Channels' submenu is called up.		
4. Selecting the single-channel pipette	Set to 'Single-Channel' by turning the select knob.		
5. Confirming the single-channel pipette	Press the 'Execute' button. The 'Nominal Volume' submenu is called up.		
6. Selecting the pipette volume	'100 µl' is selected by turning the select knob.		

Continued on next page


Testing single-channel pipettes (cont.)

What to do?	How to do it	Keys to press	Display readout
7. Confirming the pipette volume	Press the 'Start/Execute' button. The 'Start' submenu is called up.		
8. Starting the test	Press the 'Start/Execute' button. The test is begun, and the test pressure is set (in progress...)		
Press the pipette button 2-3 times	Shortly before the end of the preparation period, the LED light shines 1 time red and 1 time green, then the progress bar appears and the system automatically starts the measurement. At this time, the pipette button is pressed down evenly 2-3 times. The piston must return the initial position before the measurement is finished! The progress bar graphic indicates the remaining time and the currently achieved vacuum. The LED indicator blinks orange.		 <p>(pressure value is only an example)</p>  <p>orange</p>
9. Ending the test	After the test is finished, the display indicates the leak rate that was determined and whether the system passed the test. The test can be repeated by pressing the "Start/Execute" button. Turning the select knob leads directly to the Main Menu.	 <p>green</p>  <p>red</p>	 <p>(leak rate is only an example)</p>  <p>(leak rate is only an example)</p>

Note:

The missing volume can be approximately determined using the correlation table on page 61.

What do the vertical progress bars in the display mean?

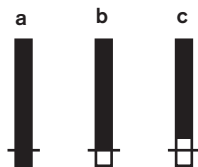

A mark is added to the progress bar. This indicates the threshold value. This corresponds to approx. $\frac{1}{4}$ of the volume tolerance according to ISO 8655-2.

- The progress bar is completely filled in to the bottom: The pipette is leak-tight.
- The progress bar is filled in from the top only down to the threshold value region: We recommend that a gravimetric test be performed.
- The progress bar is filled in to a point well above the threshold value: The pipette leaks. A gravimetric test should be performed, and if necessary the unit should be sent for repair.

What to do if there are leaks?

If a dynamic test indicates the presence of leaks, one can attempt to localize the source with further testing:

- A static test should be performed next.
The pipette button is not activated, and the piston is not moved. If the pipette is now leak-tight, this suggests there are scratches on the piston.
- The dynamic test should be performed without a tip.
Adapter 2 must be used in this case. If the pipette is now leak-proof, it is possible that an unsuitable tip was used.

What do the letters after some volumes mean?

The additional letters after some volumes during volume selection mean:

y = Yellow (instrument with yellow tips)

c = Clear tips

n = nano-cap tip

soft = During the testing of 5 ml and 10 ml pipettes, the piston might no longer move all the way back to top during the dynamic test, but might remain stuck in the instrument due to vacuum and friction. In this case, select the "5 ml soft" or "10 ml soft" test mode.

Note on duration of tests







In the first test after switching the instrument on, a relatively large volume must be pumped out, after which the instrument is given time to stabilize (relaxation). Regularly switching between large and small pipette types leads to longer test durations because the measurement pressure must be reset each time.

The measurement time for pipettes up to 1000 μl is generally 5 s, while it can be 20 s for 10 ml instruments.


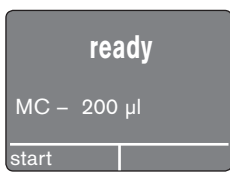

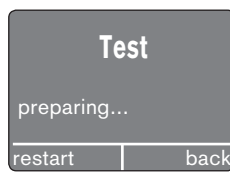
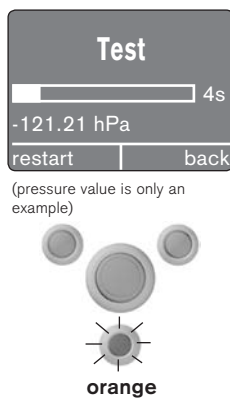
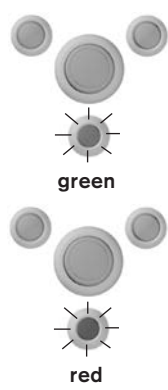
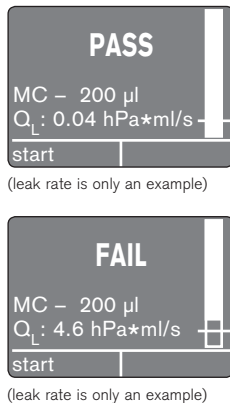
Testing multichannel pipettes

Example: 200 µl 8-channel air-displacement pipette, dynamic test

Before testing set pipette to nominal volume. Mount a new, unused, disposable tip, and insert four channels with tips in the previously selected and attached Adapter 3 (see page 46).

What to do?	How to do it	Keys to press	Display readout												
1. Calling up the Main Menu	The 'Main Menu' is called up by pressing or turning the select knob.		<table border="1"> <tr><th colspan="2">Main Menu</th></tr> <tr><td>Pipette Type</td><td></td></tr> <tr><td>Self Test</td><td></td></tr> <tr><td>Switch OFF</td><td></td></tr> <tr><td>Settings...</td><td></td></tr> <tr><td>select</td><td>back</td></tr> </table>	Main Menu		Pipette Type		Self Test		Switch OFF		Settings...		select	back
Main Menu															
Pipette Type															
Self Test															
Switch OFF															
Settings...															
select	back														
2. Selecting the pipette type	Set to 'Pipette Type' by turning the select knob.		<table border="1"> <tr><th colspan="2">Main Menu</th></tr> <tr><td>Pipette Type</td><td></td></tr> <tr><td>Self Test</td><td></td></tr> <tr><td>Switch OFF</td><td></td></tr> <tr><td>Settings...</td><td></td></tr> <tr><td>select</td><td>back</td></tr> </table>	Main Menu		Pipette Type		Self Test		Switch OFF		Settings...		select	back
Main Menu															
Pipette Type															
Self Test															
Switch OFF															
Settings...															
select	back														
3. Confirming the pipette type	Press the 'Execute' button. The 'Channels' submenu is called up.		<table border="1"> <tr><th colspan="2">Channels</th></tr> <tr><td>Single Channel</td><td></td></tr> <tr><td>Multichannel</td><td></td></tr> <tr><td>select</td><td>back</td></tr> </table>	Channels		Single Channel		Multichannel		select	back				
Channels															
Single Channel															
Multichannel															
select	back														
4. Selecting the multichannel pipette	Set to 'Multichannel' by turning the select knob.		<table border="1"> <tr><th colspan="2">Channels</th></tr> <tr><td>Single Channel</td><td></td></tr> <tr><td>Multichannel</td><td></td></tr> <tr><td>select</td><td>back</td></tr> </table>	Channels		Single Channel		Multichannel		select	back				
Channels															
Single Channel															
Multichannel															
select	back														
5. Confirming the multichannel pipette	Press the 'Execute' button. The 'Nominal Volume' submenu is called up.		<table border="1"> <tr><th colspan="2">Nominal Volume</th></tr> <tr><td>50 µl</td><td></td></tr> <tr><td>100 µl</td><td></td></tr> <tr><td>200 µl</td><td></td></tr> <tr><td>250 µl</td><td></td></tr> <tr><td>select</td><td>back</td></tr> </table>	Nominal Volume		50 µl		100 µl		200 µl		250 µl		select	back
Nominal Volume															
50 µl															
100 µl															
200 µl															
250 µl															
select	back														
6. Selecting the pipette volume	'200 µl' is selected by turning the select knob.		<table border="1"> <tr><th colspan="2">Nominal Volume</th></tr> <tr><td>50 µl</td><td></td></tr> <tr><td>100 µl</td><td></td></tr> <tr><td>200 µl</td><td></td></tr> <tr><td>250 µl</td><td></td></tr> <tr><td>select</td><td>back</td></tr> </table>	Nominal Volume		50 µl		100 µl		200 µl		250 µl		select	back
Nominal Volume															
50 µl															
100 µl															
200 µl															
250 µl															
select	back														

Testing multichannel pipettes

What to do?	How to do it	Keys to press	Display readout
7. Confirming the pipette volume	Press the 'Start/Execute' button. The ' Start ' submenu is called up.		
8. Starting the test	Press the 'Start/Execute' button. The test is begun, and the test pressure is set (in progress...)		
Press the pipette button 2-3 times	Shortly before the end of the preparation period, the LED light shines 1 time red and 1 time green, then the progress bar appears and the system automatically starts the measurement. At this time, the pipette button is pressed down evenly 2-3 times. The piston must return the initial position before the measurement is finished! The progress bar graphic indicates the remaining time and the currently achieved vacuum. The LED indicator blinks orange.	 <p>(pressure value is only an example)</p>	
9. Ending the test	After the test is finished, the display indicates the leak rate that was determined and whether the system passed the test. The 'Start/Execute' button can be used to repeat the test, or the test can be continued with the next 4 channels. Turning the select knob leads directly to the Main Menu.		 <p>(leak rate is only an example)</p>

Note:


The missing volume can be approximately determined using the correlation table on page 61.

Testing multichannel pipettes

What do the vertical progress bars in the display mean?

A mark is added to the progress bar. This indicates the threshold value. This corresponds to approx. $\frac{1}{4}$ of the volume tolerance.

- The progress bar is completely filled in to the bottom: The instrument is leak-tight.
- The progress bar is filled in from the top only down to the threshold value region: We recommend that a gravimetric test be performed.
- The progress bar is filled in to a point well above the threshold value: The instrument leaks. A gravimetric test should be performed, and if necessary the unit should be sent for repair.

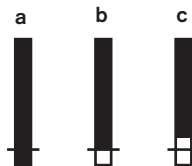

What to do if there are leaks?

If a dynamic test indicates the presence of leaks, one can attempt to localize the source with further testing:

- A static test should be performed next.
The pipette button is not activated, and the piston is not moved.
If the pipette is now leak-tight, this suggests there are scratches on the piston.
- The dynamic test should be performed without a tip.
Adapter 3 can be reused for this.
If the pipette is now leak-proof, it is possible that an unsuitable tip was used.
- Close 3 channels with the caps provided, and test the individual channels to localize the leak. Select the "single-channel" pipette type for this.


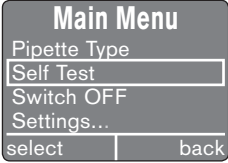

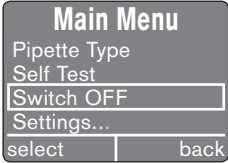





Note on duration of tests

In the first test after switching the instrument on, a relatively large volume must be pumped out, after which the instrument is given time to stabilize (relaxation). Regularly switching between large and small pipette types leads to longer test durations because the measurement pressure must be reset each time.

The measurement time for pipettes up to 500 μl is generally 5 s, while it can be 10 s for a volume of 1250 μl .



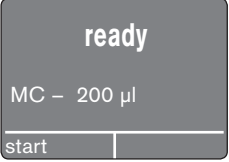


Switch the instrument off

The active PLT unit can be switched off at any time, independent of the shut-off time set (see page 57).







What to do?	How to do it	Keys to press	Display readout
1. Calling up the Main Menu	The ' Main Menu ' is called up by pressing the select knob.		
2. Selecting instrument off	Set to ' Instrument OFF ' by turning the select knob.		
3. Switch the instrument off	Press the left ' Execute ' button to switch the instrument off.		
Turning the instrument on again	Pressing any button turns the instrument on again. At first, the display shows the scheduled maintenance date for a few seconds Then it switches automatically to the 'Ready' indicator with the previously tested pipette.		 

Selecting the language







In the 'Settings' submenu, the following subitems can be selected: Language, contrast, maintenance date, shut-off time, pressure units, and factory defaults.

What to do?	How to do it	Keys to press	Display readout
1. Selecting 'Settings' in the Main Menu	Call up the 'Main Menu' by pressing the select knob, and turn it to select 'Settings'.		Main Menu Pipette Type Self Test Switch OFF Settings... select back
2. Confirming the settings	Press the 'Execute' button. The 'Settings' submenu is called up.		Settings Language Contrast Inspection date Auto-Power-Off Time select back
3. Selecting the language	Set to 'Language' by turning the select knob.		Settings Language Contrast Inspection date Auto-Power-Off Time select back
4. Calling up the Language Menu	Press the 'Execute' button. The 'Language' menu is called up. The language is selected by turning the select knob.		Language Deutsch English Español o.k. back
5. Confirming the language	Press the 'Execute' button. The 'Settings' menu appears in the language selected. The 'Back' button leads to the Main Menu.		Settings Language Contrast Inspection date Auto-Power-Off Time select back







The color intensity of the indicator can be changed interactively.

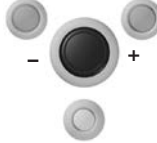What to do?	How to do it	Keys to press	Display readout
1. Selecting 'Settings' in the Main Menu	Call up the 'Main Menu' by pressing the select knob, and turn it to select 'Settings'.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Main Menu</p> <p>Pipette Type Self Test Switch OFF Settings...</p> <p style="text-align: right;">select back</p> </div>
2. Confirming the settings	Press the 'Execute' button. The 'Settings' submenu is called up.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Settings</p> <p>Language Contrast Inspection date Auto-Power-Off Time</p> <p style="text-align: right;">select back</p> </div>
3. Selecting the contrast	Set to 'Contrast' by turning the select knob.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Settings</p> <p>Language Contrast Inspection date Auto-Power-Off Time</p> <p style="text-align: right;">select back</p> </div>
4. Calling up the contrast	Press the 'Execute' button. The 'Contrast' menu is called up.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Contrast</p> <p style="text-align: right;">50</p> <p style="text-align: right;">o.k. back</p> </div>
5. Setting the contrast	Set this from '10' to '100' by turning the select knob.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Contrast</p> <p style="text-align: right;">76</p> <p style="text-align: right;">o.k. back</p> </div>
6. Confirming the contrast	Press the 'Execute' button. The 'Settings' menu reappears. The 'Back' button leads to the Main Menu.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Settings</p> <p>Language Contrast Inspection date Auto-Power-Off Time</p> <p style="text-align: right;">select back</p> </div>





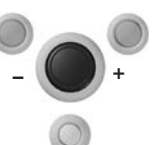

The interval for when the PLT unit should be sent to BRAND or an authorized repair shop for testing can be set individually. This interval is displayed each time the unit is switched on.

What to do?	How to do it	Keys to press	Display readout
1. Selecting 'Settings' in the Main Menu	Call up the 'Main Menu' by pressing the select knob, and turn it to select 'Settings'.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Main Menu</p> <p>Pipette Type Self Test Switch OFF Settings...</p> <p style="text-align: right;">select back</p> </div>
2. Confirming the settings	Press the 'Execute' button. The 'Settings' submenu is called up.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Settings</p> <p>Language Contrast Inspection date Auto-Power-Off Time</p> <p style="text-align: right;">select back</p> </div>
3. Selecting the inspection date	Set to 'Inspection date' by turning the select knob.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Settings</p> <p>Language Contrast Inspection date Auto-Power-Off Time</p> <p style="text-align: right;">select back</p> </div>
4. Calling up the inspection date	Press the 'Execute' button. The previously set maintenance date is displayed.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Inspection date</p> <p style="text-align: center;">1 - Apr - 2016</p> <p style="text-align: right;">o.k. back</p> </div>
5. Setting the inspection date	Turning the select knob changes the selection field in the series Year, Month, and Day. (Pressing today's date leads back to 'Settings'). Turning the select knob changes which position is enframed.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Inspection date</p> <p style="text-align: center;">1 - Apr - 2017</p> <p style="text-align: right;">o.k. select</p> </div>
6. Confirming the inspection date	Press the 'Execute' button. The indicator returns automatically to the 'Settings' menu. The 'Back' button leads to the Main Menu.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Settings</p> <p>Pipette Type Self Test Switch OFF Settings...</p> <p style="text-align: right;">select back</p> </div>

The auto-power-off time of the PLT unit can be set individually by minutes from 'OFF' to 30 min.

What to do?	How to do it	Keys to press	Display readout												
1. Selecting 'Settings' in the Main Menu	Call up the 'Main Menu' by pressing or turning the select knob, and turn it to select 'Settings'.		<table border="1"> <tr><td colspan="2">Main Menu</td></tr> <tr><td colspan="2">Pipette Type</td></tr> <tr><td colspan="2">Self Test</td></tr> <tr><td colspan="2">Switch OFF</td></tr> <tr><td colspan="2">Settings...</td></tr> <tr><td>select</td><td>back</td></tr> </table>	Main Menu		Pipette Type		Self Test		Switch OFF		Settings...		select	back
Main Menu															
Pipette Type															
Self Test															
Switch OFF															
Settings...															
select	back														
2. Confirming the settings	The 'Settings' submenu is called up by pressing the 'Execute' button.		<table border="1"> <tr><td colspan="2">Settings</td></tr> <tr><td colspan="2">Language</td></tr> <tr><td colspan="2">Contrast</td></tr> <tr><td colspan="2">Inspection date</td></tr> <tr><td colspan="2">Auto-Power-Off Time</td></tr> <tr><td>select</td><td>back</td></tr> </table>	Settings		Language		Contrast		Inspection date		Auto-Power-Off Time		select	back
Settings															
Language															
Contrast															
Inspection date															
Auto-Power-Off Time															
select	back														
3. Selecting the auto-power-off time	Set to 'Auto-Power-Off time' by turning the select knob.		<table border="1"> <tr><td colspan="2">Settings</td></tr> <tr><td colspan="2">Contrast</td></tr> <tr><td colspan="2">Inspection date</td></tr> <tr><td colspan="2">Auto-Power-Off Time</td></tr> <tr><td colspan="2">Pressure Unit</td></tr> <tr><td>select</td><td>back</td></tr> </table>	Settings		Contrast		Inspection date		Auto-Power-Off Time		Pressure Unit		select	back
Settings															
Contrast															
Inspection date															
Auto-Power-Off Time															
Pressure Unit															
select	back														
4. Calling up the auto-power-off time	Press the 'Execute' button. The previously set auto-power-off time is displayed.		<table border="1"> <tr><td colspan="2">Auto-Power-Off Time</td></tr> <tr><td colspan="2">3 min</td></tr> <tr><td>o.k.</td><td>back</td></tr> </table>	Auto-Power-Off Time		3 min		o.k.	back						
Auto-Power-Off Time															
3 min															
o.k.	back														
5. Setting the auto-power-off time	The auto-power-off time can be set from 'OFF' to 30 min.		<table border="1"> <tr><td colspan="2">Auto-Power-Off Time</td></tr> <tr><td colspan="2">15 min</td></tr> <tr><td>o.k.</td><td>back</td></tr> </table>	Auto-Power-Off Time		15 min		o.k.	back						
Auto-Power-Off Time															
15 min															
o.k.	back														
6. Confirming the auto-power-off time	Press the 'Execute' button. The indicator returns automatically to the 'Settings' menu. The 'Back' button leads to the Main Menu.		<table border="1"> <tr><td colspan="2">Settings</td></tr> <tr><td colspan="2">Contrast</td></tr> <tr><td colspan="2">Inspection date</td></tr> <tr><td colspan="2">Auto-Power-Off Time</td></tr> <tr><td colspan="2">Pressure Unit</td></tr> <tr><td>select</td><td>back</td></tr> </table>	Settings		Contrast		Inspection date		Auto-Power-Off Time		Pressure Unit		select	back
Settings															
Contrast															
Inspection date															
Auto-Power-Off Time															
Pressure Unit															
select	back														

What to do?	How to do it	Keys to press	Display readout
1. Selecting 'Settings' in the Main Menu	Call up the 'Main Menu' by pressing or turning the select knob, and turn it to select 'Settings'.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">Main Menu</p> <p>Pipette Type Self Test Switch OFF Settings...</p> <hr/> <p style="display: flex; justify-content: space-between;">selectback</p> </div>
2. Confirming the settings	Press the 'Execute' button. The 'Settings' submenu is called up.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">Settings</p> <p>Contrast Inspection date Auto-Power-Off Time Pressure Unit</p> <hr/> <p style="display: flex; justify-content: space-between;">selectback</p> </div>
3. Selecting the pressure unit	Set to 'Pressure unit' by turning the select knob.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">Settings</p> <p>Inspection date Auto-Power-Off Time Pressure Unit Factory Settings</p> <hr/> <p style="display: flex; justify-content: space-between;">selectback</p> </div>
4. Calling up the pressure units	Press the left 'Execute' button. The currently set pressure units appear.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">Pressure Unit</p> <p style="text-align: center; margin: 10px 0;">hPa</p> <hr/> <p style="display: flex; justify-content: space-between;">o.k.back</p> </div>
5. Setting the pressure units	The pressure units can be set by turning the select knob to hPa , mbar , or Torr .		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">Pressure Unite</p> <p style="text-align: center; margin: 10px 0;">mbar</p> <hr/> <p style="display: flex; justify-content: space-between;">o.k.back</p> </div>
6. Confirming the pressure units	Press the 'Execute' button. The indicator returns automatically to the 'Settings' menu. The 'Back' button leads to the Main Menu.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">Settings</p> <p>Inspection date Auto-Power-Off Time Pressure Unit Factory Settings</p> <hr/> <p style="display: flex; justify-content: space-between;">selectback</p> </div>

What to do?	How to do it	Keys to press	Display readout
1. Selecting 'Settings' in the Main Menu	Call up the 'Main Menu' by pressing the select knob, and turn it to select 'Settings'.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Main Menu</p> <p>Pipette Type Self Test Switch OFF Settings...</p> <hr/> <p>select back</p> </div>
2. Confirming the settings	Press the 'Execute' button. The 'Settings' submenu is called up.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Settings</p> <p>Inspection date Auto-Power-Off Time Pressure Unit Factory Settings</p> <hr/> <p>select back</p> </div>
3. Selecting the factory settings	Set to 'Factory Settings' by turning the select knob.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Settings</p> <p>Inspection date Auto-Power-Off Time Pressure Unit Factory Settings</p> <hr/> <p>select back</p> </div>
4. Calling up the factory settings	Press the 'Execute' button. The confirmation prompt appears.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Factory Settings</p> <p style="text-align: center;">please confirm!</p> <hr/> <p>o.k. back</p> </div>
5. Confirming the factory settings	Press the 'Execute' button. The indicator changes to the language selection of 'English'.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Language</p> <p>Deutsch English Espanol</p> <hr/> <p>o.k. </p> </div>
	After selecting and confirming the language, the indicator changes back automatically to the 'Settings' menu. The 'Back' button leads to the Main Menu		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Settings</p> <p>Inspection date Auto-Power-Off Time Pressure Unit Factory Settings</p> <hr/> <p>select back</p> </div>

Firmware update

Firmware updates, e.g. when an additional pipette type (new volume) is to be included, are made available by BRAND on CD. Registered users are informed automatically. Unregistered users will receive this update upon request.

Installation

1. Place the CD-ROM in the drive (Drive "D" is used in this example).
2. Click on 'Start' on the desktop, and enter 'D:\setup.exe' in the 'Execute' command field to install the firmware update.
3. Follow the instructions on the screen.



Relationship of Q_L to volume loss (approx.)

With a leak of a given magnitude, the volume loss of the pipette during pipetting depends on various factors, e.g., the tip opening. Due to this it can vary significantly.

(Tolerance for the measured leak rate: $\pm 20\%$)

Pipette tested		Leak rate Q_L [hPa*ml/s]	Pipette volume loss (approx.) [μ l]
Channels	Nominal volume		
1-channel	1 μ l	4	0.05
1-channel	2 μ l	4	0.09
1-channel	2,5 μ l	6	0.13
1-channel	5 μ l y	12	0.1
1-channel	5 μ l	4	0.1
1-channel	10 μ l y	4	0.1
1-channel	10 μ l c/n	3	0.1
1-channel	20 μ l y	19	0.2
1-channel	20 μ l c	6	0.2
1-channel	25 μ l	16	0.5
1-channel	50 μ l	10	0.5
1-channel	100 μ l	14	0.8
1-channel	200 μ l	13	2
1-channel	250 μ l	13	4
1-channel	300 μ l	12	4
1-channel	500 μ l	10	4
1-channel	1000 μ l	12	8
1-channel	1250 μ l	26	16
1-channel	1500 μ l	36	16
1-channel	2000 μ l	40	16
1-channel	2500 μ l	66	40
1-channel	5 ml	52	40
1-channel	5 ml soft	21	41
1-channel	10 ml	39	60
1-channel	10 ml soft	20	61
4-channel	1 μ l	18	0.1
4-channel	2 μ l	19	0.2
4-channel	2,5 μ l	29	0.2
4-channel	5 μ l	22	0.2
4-channel	10 μ l	8	0.2
4-channel	20 μ l	10	0.4
4-channel	25 μ l	21	1
4-channel	50 μ l	13	1
4-channel	100 μ l	13	2
4-channel	200 μ l	14	3
4-channel	250 μ l	44	8
4-channel	300 μ l	47	8
4-channel	500 μ l	29	8
4-channel	1000 μ l	25	16
4-channel	1250 μ l	25	16

PLT unit (Pipet Leak Testing Unit)

Including one adapter each for testing air-displacement pipettes with tip (mounted) and without tip, 2 blind plugs, 3 replacement PE filters for the pipette adapters, a universal AC adapter, and a quality certificate.

Cat. No. 7039 70



Pipette adapter for testing with tips

for single-channel pipettes, including 1 blind plug

Cat. No. 7039 75



Pipette adapter for testing without tips

for single-channel pipettes, including 1 blind plug

Cat. No. 7039 76



4-Channel pipette adapter

for testing multi-channel pipettes with and without tips, including 4 blind plugs

Cat. No. 7039 77



Filters for the pipette adapter

PE, package of 10

Cat. No. 7039 78



Universal AC adapter

Input: AC 100 V - 240 V, 50/60 Hz
Output: DC 6.5 V, 800 mA

Cat. No. 7039 79




Errors during pipette tests

Problem	Error display	Possible cause	Corrective action
Test interruption	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #f0f0f0;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">Error</p> <p style="margin: 0;">Test cancelled: Leakage rate not measurable!</p> <hr style="width: 100%;"/> <p style="text-align: right; margin: 0;">back</p> </div>	No pipette in adapter, or not inserted firmly enough	Insert pipette firmly enough
		Tested pipette is completely leaky	Pipette is defective, and cannot be tested with this testing instrument. Send the pipette out for repair.
		Tip does not seal onto shaft	Insert another tip Check shaft for damage
		Wrong pipette type adjusted	Select correct pipette type in the menu.
		Pipette adapter not leak-tight	Check adapter for lint or abrasion, and check filter for moisture. Clean adapter and exchange filter. Perform self-test.
		Pipette adapter is loose	Tighten the lock nut firmly. Perform self-test
		Moisture in the measurement room, adapter filter is clogged.	Exchange adapter filter, perform self-test. (Quick Test)
with 5 ml and 10 ml pipettes: Measurement pressure too strong for the piston spring. Piston drawn downward when pumping down.	Set the pipette type to '5ml soft' or '10 ml soft'.		
Measure leak rate implausible	Moisture or leaks in the PLT unit	Perform self-test (Full Test).	
PLT doesn't react at all, or behaves unusually.	Software error, electrical malfunction	Disconnect all cables from the instrument. Reconnect the power cable after approx. 5 seconds.	

Note: If the error cannot be resolved by the measures described, send the instrument out for repair.

Troubleshooting

Error during the self-test

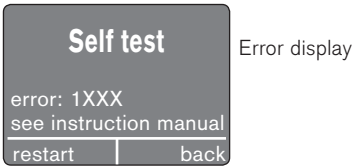

Error display

Error number	Cause	Corrective action
1000 1010	Pressure sensor is defective	Send the instrument out for repair.
1020	Pump running continuously	Send the instrument out for repair.
1040 1050	Pumping down takes too long	Check whether the caps are firmly attached, and that the adapter is firmly screwed in. If they already are, then the pump is defective. Send the instrument out for repair.
1030 1060 1070 1080 1090	Defective valve	Send the instrument out for repair.
1020	Aeration through the aeration channel takes too long	Send the instrument out for repair.
1150 1160	Instrument leaks	Check the caps, adapter seating, and adapter filter, and replace if necessary. Repeat the self-test. If the error is not resolved, send the instrument out for repair.
1170	Aeration through the adapter takes too long	Remove the cap if this hasn't been done. If the adapter filter is contaminated, replace the filter.
1200	Electronic defect	Send the instrument out for repair.

Return for repair

Important! Transporting of hazardous materials without a permit is a violation of federal law.

- Clean and decontaminate the instrument carefully.
- It is essential always to include an exact description of the type of malfunction and the media used. If information regarding media used is missing, the instrument cannot be repaired. If information regarding media used is missing, the instrument cannot be repaired.
- Shipment is at the risk and the cost of the sender.

Outside the U.S. and Canada:

- Complete the “Declaration on Absence of Health Hazards” and send the instrument to the manufacturer or supplier. Ask your supplier or manufacturer for the form. The form can also be downloaded from www.brand.de.

In the U.S. and Canada:

- Contact BrandTech Scientific, Inc. and obtain authorization for the return **before** sending your instrument for service.
- Return only cleaned and decontaminated instruments, with the Return Authorization Number prominently displayed on the outside of the package to the address provided with the Return Authorization Number.

Contact addresses

BRAND GMBH + CO KG

Otto-Schott-Straße 25
97877 Wertheim (Germany)

Tel.: +49 9342 808-0
Fax: +49 9342 808-98000
E-Mail: info@brand.de
www.brand.de

USA and Canada:

BrandTech® Scientific, Inc.
11 Bokum Road
Essex, CT 06426-1506 (USA)
Tel.: +1-860-767 2562
Fax: +1-860-767 2563
www.brandtech.com

India:

BRAND Scientific Equipment Pvt. Ltd.
303, 3rd Floor, 'C' Wing, Delphi
Hiranandani Business Park, Powai
Mumbai - 400 076 (India)
Tel.: +91 22 42957790
Fax: +91 22 42957791
E-Mail: info@brand.co.in
www.brand.co.in

China:

BRAND (Shanghai) Trading Co., Ltd.
Guangqi Culture Plaza
Room 506, Building B
No. 2899, Xietu Road
Shanghai 200030 (P.R. China)
Tel.: +86 21 6422 2318
Fax: +86 21 6422 2268
E-Mail: info@brand.cn.com
www.brand.cn.com

Warranty

We shall not be liable for the consequences of improper handling, use, servicing, operating or unauthorized repairs of the instrument or the consequences of normal wear and tear especially of wearing parts such as pistons, seals, valves and the breakage of glass as well as the failure to follow the instructions of the operating manual. We are not liable for damage resulting from any actions not described in the operating manual or if non-original spare parts or components have been used.

U.S. and Canada:
Information for warranty please see www.brandtech.com.

Disposal

The adjoining symbol means that storage batteries and electronic devices must be disposed of separately from household trash (mixed municipal waste) at the end of their service life.

- According to the Directive 2002/96/EC of the European Parliament and of the Council on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) of 27 January 2003, electronic equipment requires disposal according to the relevant national disposal regulations.



Subject to technical modification without notice. Errors excepted.

	Page
Règles de sécurité	68
Déclaration CE	69
Fonction et limites d'emploi	69
Interdictions d'emploi	69
Éléments de commande	70
Premiers pas	71
Mise en service	71
Exécuter l'autotest	72
Test rapide	72
Test complet	74
Préparation au contrôle	76
Contrôle dynamique ou statique?	76
Contrôle avec ou sans pointe de pipette?	76
Sélection de l'adaptateur de pipettes monocanal ou multicanaux	77
Remplacement de l'adaptateur et du filtre	78
Contrôle de pipettes monocanal	79
Contrôle de pipettes multicanaux	82
Arrêt l'appareil	85
Réglages	86
Sélectionner la langue	86
Régler le contraste de l'écran	87
Déterminer la date de maintenance	88
Régler le temps d'arrêt	89
Sélectionner l'unité de pression (hPa, mbar, torr)	90
Rétablir les réglages d'usine	91
Mise à jour du progiciel via l'interface USB	92
Tableau de corrélation débit de fuite/volumes	93
Données de commande · Accessoires · pièces de rechange	94
Dérangement – que faire	95
Réparation · Adresses de contact	97
Garantie	98
Élimination	98

Règles de sécurité

Cet appareil peut être utilisé avec des matériaux dangereux ou en relation avec des appareillages ou procédés dangereux. Le livret mode d'emploi n'a pas pour but d'exposer tous les problèmes de sécurité pouvant en résulter. Ce sera donc de la responsabilité de l'utilisateur d'être sûr que les consignes de sécurité et de santé seront respectées. C'est à lui de déterminer les restrictions correspondantes avant l'emploi de l'appareil.

A lire attentivement.

1. Chaque utilisateur doit avoir lu ce mode d'emploi avant l'utilisation de l'appareil et en observer les instructions.
2. Tenir compte des avertissements de danger et suivre les règles de sécurité générales, comme par ex. en portant des vêtements de protection, protection des yeux et des mains.
Lors de travaux avec échantillons infectieux ou dangereux, les consignes et les mesures de précaution standards en vigueur dans les laboratoires doivent être observées.
3. Ne pas utiliser l'appareil dans une atmosphère pouvant provoquer des explosions.
4. N'utiliser l'appareil que pour contrôler l'étanchéité de pipettes fonctionnant selon le principe du coussin d'air. Observer les exclusions d'utilisation (voir page 69)! En cas de doute, se référer impérativement au fabricant ou au vendeur.
5. Toujours travailler de façon à ne mettre en danger ni vous-même ni autrui.
6. Pour le contrôle de pipettes à coussin d'air avec pointe montée mettre uniquement des pointes non-utilisées.
7. Ne jamais employer la force.
8. Employer uniquement les accessoires et pièces de rechange originaux. Ne pas effectuer de modifications techniques.
9. Réparations et manipulations à l'intérieur de l'appareil ne doivent être effectués que par des spécialistes autorisés.
10. Avant l'utilisation vérifier l'état correct de l'instrument. Si des dérangements se manifestent, arrêter immédiatement le contrôle et consulter le chapitre 'Dérangement, que faire?' (voir page 95). Si besoin est, contacter le fabricant.
11. Le bloc d'alimentation doit être protégé de l'humidité et ne doit être utilisé que pour cet appareil.

Avertissement!

L'utilisation inadéquate de l'appareil (court-circuit, destruction mécanique, échauffement excessif etc.) peut provoquer l'explosion de l'accu dans le cas le plus défavorable.

L'appareil de contrôle d'étanchéité BRAND consiste en un appareil de mesure de pression différentielle servant à déterminer le débit de fuite de pipettes à coussin d'air. Le contrôle statique et dynamique permet de localiser la fuite. Le contrôle dynamique doit être privilégié.

Les contrôles sont possibles avec pointe (pour contrôler l'interface appareil/pointe et système entier) et sans pointe (pour contrôler l'appareil). Le débit de fuite est directement lié à la perte de volume d'une pipette.

Le débit de fuite Q_L est une cote se référant à la quantité de substance (masse) s'écoulant à travers d'une fuite par unité de temps.

Remarque:

L'appareil de contrôle d'étanchéité ne peut remplacer le contrôle gravimétrique réalisé dans le cadre de la surveillance des moyens d'essai. L'appareil doit servir à garantir les phases entre les calibrages par le contrôle quotidien des pipettes.

Limites d'emploi

L'appareil sert au contrôle simple et rapide de l'étanchéité des pipettes à coussin d'air en tenant compte des limites suivantes:

- Température d'utilisation 15 à 35 °C
- Humidité rel. max. 80 %
- Altitude d'utilisation jusqu'à 2000 m au-dessus du niveau de la mer
- Température de stockage 0 °C à 50 °C

Important !

Lors du déplacement de l'appareil vers un nouvel environnement ou déjà durant son transport, de fortes variations d'humidité de l'air et de température peuvent influencer les mesures de manière significative.

Afin d'éviter les messages d'erreur, acclimater impérativement l'unité PLT avant utilisation pendant 2 heures dans la chambre d'essai!

Le débit de fuite est le quotient obtenu à partir de la valeur pV d'un gaz et le temps qu'il met à s'écouler à travers la fuite. La valeur pV est le produit de la pression et du volume d'une quantité précise d'un gaz à une température ambiante correspondante. Si le gaz est idéal, la valeur pV à une température donnée est une cote correspondant à la quantité de substance ou la masse du gaz. Le débit de fuite dépend du type de gaz, de la pression absolue, de la différence de pression et de la température.

Une unité adéquate du débit de fuite Q_L pour le contrôle des pipettes est hPa ml/s. Un débit de fuite de 1 hPa ml/s à une pression atmosphérique de 1000 hPa correspond à une perte de volume de 1 μ l/s.

Marquage CE

Par ce symbole, nous attestons que le produit satisfait aux exigences définies dans les directives CE et a été soumis aux méthodes de contrôle fixées.

Interdictions d'emploi

L'utilisateur doit contrôler lui-même l'aptitude de l'appareil à l'usage prévu.

Ne pas utiliser l'appareil pour aspirer des liquides! Éviter les vapeurs agressives (danger de corrosion)! Vous obtiendrez d'autres informations à ce sujet sur demande!

Ne jamais évacuer de corps creux qui ne conviennent pas expressément à une utilisation par le vide, ceux-ci risquant sinon d'éclater!

Spécifications de l'alimentation

PLT unit:

Entrée: DC 6,5 V= 800 mA

Bloc d'alimentation:

Entrée: AC 100 V - 240 V, 50/60 Hz, 0,5 A
Sortie: DC 6,5 V= 800 mA
Degré de protection : IP20

Éléments de commande

Conformément à l'ISO 8655, les pipettes à coussin d'air doivent être contrôlées régulièrement. L'unité PLT de BRAND garantit les phases entre les intervalles de calibrage.



Partie arrière de l'appareil



Prise pour
l'alimentation

Connexion
USB

Touche 'précédent'

La fonction de la touche 'précédent' se caractérise par une pression courte ou longue. Une courte pression de cette touche, permet de repartir d'un point de sous-menu au niveau supérieur suivant de la hiérarchie du menu. Une longue pression, vous redirige directement au menu de démarrage 'ready'.

Bouton rotatif de sélection

Dans de nombreux cas, une sélection peut être validée aussi bien via la touche départ/validation gauche que par le bouton rotatif central. Dans un souci d'uniformisation, le présent mode d'emploi prévoit une validation via la touche départ/validation gauche.

Mise en route

Tout est-il dans l'emballage ?

L'emballage comprend l'unité PLT, un adaptateur pour le contrôle de pipettes à coussin d'air avec pointe (montée) et sans pointe, 2 obturateurs, 3 filtres de rechange PE pour adaptateurs de pipette, une alimentation, un certificat de qualité et le présent mode d'emploi.

Que dois-je faire?

Comment procéder?

Quelle touche?


Qu'affiche l'écran?

1. Brancher l'alimentation

N'utiliser que des alimentations d'origine!

L'alimentation et la fiche de l'alimentation sur l'appareil doivent être librement accessibles et doivent à tout moment pouvoir être déconnectées du réseau.

Enficher le raccord de l'alimentation dans la fiche située sur la partie arrière de l'appareil, sans appuyer sur aucune touche de celui-ci.

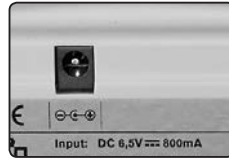


Une fois l'alimentation branchée, le numéro de version du logiciel, la date de création et le logo BRAND apparaissent à l'écran.

Après 3 sec., l'écran effectue, lors de la première mise en service, un saut à l'affichage 'Language'.

Attention:

Display seulement en allemand, anglais et espagnol. Pour cette raison, les indications sont données en anglais.

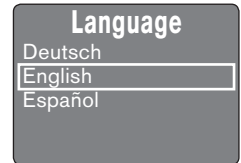

2. Sélectionner la langue (Language)

Sélectionner la langue en tournant le bouton de sélection.




3. Valider la langue (Language)

Appuyer sur la touche validation gauche.

Le menu 'Settings' apparaît dans la langue sélectionnée.

La touche 'précédent' permet de retourner au menu principal.

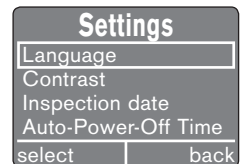


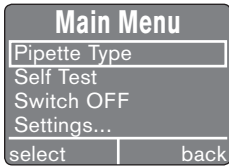

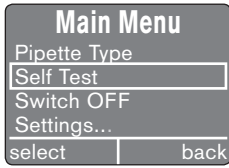

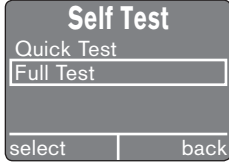

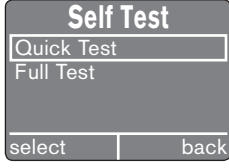

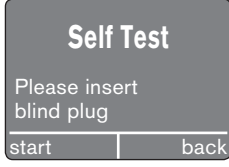
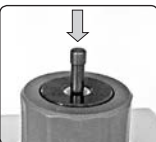
Remarque:


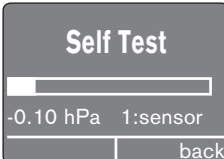
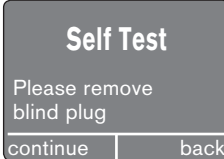

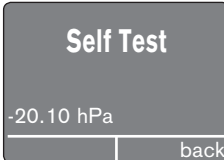
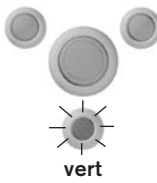
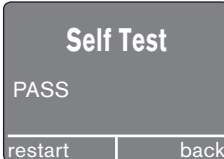
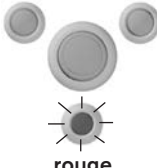
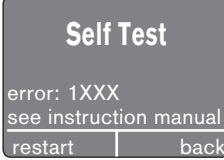
Après la mise en service, vous pouvez soit exécuter un autotest (page 72), soit commencer directement le contrôle des pipettes (page 76)

Exécuter l'autotest

L'autotest a pour but de détecter les éventuels défauts d'étanchéité de l'unité PLT de BRAND. Deux contrôles différents sont disponibles. Le test rapide dure seulement 2 minutes et doit être réalisé quotidiennement. Le test complet dure environ 12 minutes. Il comprend en outre le contrôle différencié des réservoirs internes et doit être réalisé une fois par semaine.

Test rapide






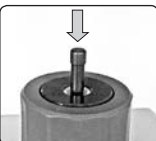
Que dois-je faire?	Comment procéder?	Quelle touche?	Qu'affiche l'écran?
1. Appeler le menu principal (Main Menu)	En appuyant ou en tournant le bouton de sélection, le 'Main Menu' est appelé.		
2. Régler l'autotest (Self Test)	Sélectionner 'Self Test' en tournant le bouton de sélection.		
3. Valider l'autotest (Self Test)	Appuyer sur la touche de validation. Le sous-menu 'Self Test' est appelé. Le dernier test réalisé apparaît encadré.		
4. Sélectionner Test rapide (Quick Test)	Sélectionner 'Quick Test' en tournant le bouton de sélection.		
5. Valider le test rapide (Quick Test)	Appuyer sur la touche départ/validation. Le 'Menu de démarrage' est appelé.		
6. Assurer l'étanchéité du système	Enfoncer fermement l'obtuteur fourni dans l'adaptateur (fermer les 4 canaux pour les adaptateurs multicanaux).		


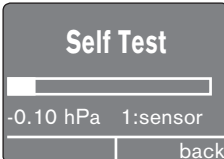
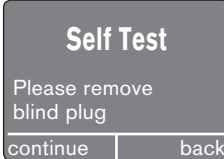

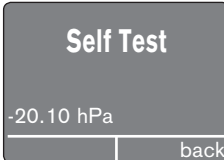
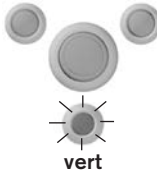
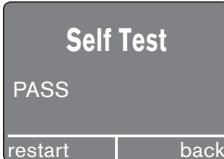
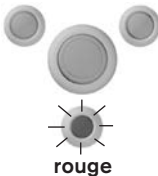
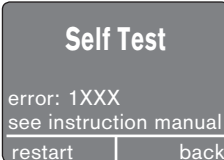
Que dois-je faire?	Comment procéder?	Quelle touche?	Qu'affiche l'écran?
<p>7. Démarrer le test rapide (Quick Test)</p>	<p>Appuyer sur la touche départ/validation. Les cinq composants (le capteur, la pompe, les soupapes, les filtres et la chambre de contrôle) sont contrôlés un à la suite de l'autre. La barre à l'écran indique la progression du test. Durant le test, le voyant LED clignote rouge et vert de manière alternée.</p>		 <p>(pression indicative)</p>
<p>8. Ventiler le système</p>	<p>Une fois le test des composants achevé, un message invitant à retirer l'obturateur apparaît à l'écran.</p>		
	<p>Retirer l'obturateur et appuyer sur la touche validation. Le système est ventilé, l'affichage indique la pression actuelle de la chambre de mesure.</p>		 <p>(pression indicative)</p>
<p>9. Achever l'autotest (Self Test)</p>	<p>Une fois le système ventilé, l'écran change automatiquement et indique si le test a réussi. En cas d'erreur, le système interrompt le processus, un code d'erreur est affiché (voir page 96) et le système est ventilé.</p>	 <p>vert</p>	
	<p>La touche départ/validation permet de répéter le test. La touche 'précédent' permet de retourner directement au menu principal.</p>	 <p>rouge</p>	

Exécuter l'autotest

L'autotest a pour but de détecter les éventuels défauts d'étanchéité de l'unité PLT de BRAND. Deux contrôles différents sont disponibles. Le test rapide dure seulement 2 minutes et doit être réalisé quotidiennement. Le test complet dure environ 12 minutes. Il comprend en outre le contrôle différencié des réservoirs internes et doit être réalisé une fois par semaine.

Test complet

Que dois-je faire?	Comment procéder?	Quelle touche?	Qu'affiche l'écran?												
1. Appeler le menu principal (Main Menu)	En appuyant ou en tournant le bouton de sélection, le 'Main Menu' est appelé.		<table border="1"><tr><th colspan="2">Main Menu</th></tr><tr><td>Pipette Type</td><td></td></tr><tr><td>Self Test</td><td></td></tr><tr><td>Switch OFF</td><td></td></tr><tr><td>Settings...</td><td></td></tr><tr><td>select</td><td>back</td></tr></table>	Main Menu		Pipette Type		Self Test		Switch OFF		Settings...		select	back
Main Menu															
Pipette Type															
Self Test															
Switch OFF															
Settings...															
select	back														
2. Régler l'autotest (Self Test)	Sélectionner 'Self Test' en tournant le bouton de sélection.		<table border="1"><tr><th colspan="2">Main Menu</th></tr><tr><td>Pipette Type</td><td></td></tr><tr><td>Self Test</td><td></td></tr><tr><td>Switch OFF</td><td></td></tr><tr><td>Settings...</td><td></td></tr><tr><td>select</td><td>back</td></tr></table>	Main Menu		Pipette Type		Self Test		Switch OFF		Settings...		select	back
Main Menu															
Pipette Type															
Self Test															
Switch OFF															
Settings...															
select	back														
3. Valider l'autotest (Self Test)	Appuyer sur la touche de validation. Le sous-menu 'Self Test' est appelé. Le dernier test réalisé apparaît encadré.		<table border="1"><tr><th colspan="2">Self Test</th></tr><tr><td>Quick Test</td><td></td></tr><tr><td>Full Test</td><td></td></tr><tr><td>select</td><td>back</td></tr></table>	Self Test		Quick Test		Full Test		select	back				
Self Test															
Quick Test															
Full Test															
select	back														
4. Sélectionner le test complet (Full Test)	Sélectionner 'Full Test' en tournant le bouton de sélection.		<table border="1"><tr><th colspan="2">Self Test</th></tr><tr><td>Quick Test</td><td></td></tr><tr><td>Full Test</td><td></td></tr><tr><td>select</td><td>back</td></tr></table>	Self Test		Quick Test		Full Test		select	back				
Self Test															
Quick Test															
Full Test															
select	back														
5. Valider le test complet (Full Test)	Appuyer sur la touche départ/validation. Le 'Menu de démarrage' est appelé.		<table border="1"><tr><th colspan="2">Self Test</th></tr><tr><td>Please insert blind plug</td><td></td></tr><tr><td>start</td><td>back</td></tr></table>	Self Test		Please insert blind plug		start	back						
Self Test															
Please insert blind plug															
start	back														
6. Assurer l'étanchéité du système	Enfoncer fermement l'obturateur fourni dans l'adaptateur (fermer les 4 canaux pour les adaptateurs multicanaux).														

Que dois-je faire?	Comment procéder?	Quelle touche?	Qu'affiche l'écran?
<p>7. Démarrer le test complet (Full Test)</p>	<p>Appuyer sur la touche départ/validation. Les six composants (le capteur, la pompe, les soupapes, les filtres, la chambre de contrôle et les réservoirs) sont contrôlés l'un à la suite de l'autre. La barre à l'écran indique la progression du test. Durant le test, le voyant LED clignote rouge et vert de manière alternée.</p>		 <p>(pression indicative)</p>
<p>8. Ventiler le système</p>	<p>Une fois le test des composants achevé, un message invitant à retirer l'obturateur apparaît à l'écran.</p>		
	<p>Retirer l'obturateur et appuyer sur la touche validation. Le système est ventilé et l'affichage indique la pression actuelle.</p>		 <p>(pression indicative)</p>
<p>9. Achever l'autotest (Self Test)</p>	<p>Une fois le système ventilé, l'écran change automatiquement et indique si le test a réussi. En cas d'erreur, le système interrompt le processus, un code d'erreur est affiché (voir page 96) et le système est ventilé.</p>	 <p>vert</p>	
	<p>La touche départ/validation permet de répéter le test. La touche 'précédent' permet de retourner directement au menu principal.</p>	 <p>rouge</p>	

Préparation au contrôle

Avant de procéder au contrôle, décider si un contrôle dynamique ou statique doit être réalisé.

Contrôle dynamique ou statique?

Le **contrôle dynamique** permet de déceler les fuites statiques et de constater si un piston défectueux (salissures, rayures) a causé une fuite. Durant le temps de mesure, appuyer la touche de pipetage 2 à 3 fois entièrement et uniformément vers le bas. Le mouvement de piston en résultant permet ainsi de déceler les erreurs du piston.

Pour les pipettes de 5 ml et 10 ml, réaliser le levage de la touche assez lentement.

Lors du contrôle dynamique de pipettes motorisées, le piston doit au départ se trouver à la position la plus haute et y repartir avant la fin.

Lors du **contrôle statique**, en revanche, la touche de pipetage n'est pas appuyée pendant le processus de contrôle, c.-à-d. que le piston n'est pas déplacé. Avec des pipettes motorisées, le piston peut être positionné à la position la plus haute ou à la première butée de levage.

Un défaut d'étanchéité survenant durant la course du piston ne peut de ce fait pas être constaté.

Nous recommandons à cet effet de réaliser un contrôle dynamique.

Contrôle avec ou sans pointe de pipette?

Le contrôle peut être réalisé avec ou sans pointe de pipette.

Nous vous recommandons de réaliser le contrôle au moyen d'une pointe enfichée neuve afin de contrôler l'intégralité du système de pipetage.

Si un défaut d'étanchéité est constaté, le contrôle peut être renouvelé sans pointe afin de déterminer si le défaut d'étanchéité provient de l'accouplement cône d'assise de la pointe/poignée. Afin de réaliser le contrôle sans pointe, il est nécessaire de remplacer l'adaptateur (voir page 78)

Maintenir fermement la pipette durant le contrôle.



Contrôle de pipettes monocanal ou multicanaux

Sélection de l'adaptateur

3 adaptateurs sont en tout disponibles

Adaptateur 1: déjà pré-monté, pour le contrôle de pipettes monocanal jusqu'à 10 ml avec pointe enfichée



Adaptateur 2: fourni, pour le contrôle de pipettes monocanal sans pointe



Adaptateur 3: disponible séparément (option), pour le contrôle de pipettes multicanaux avec ou sans pointes, sachant que 4 canaux sont toujours contrôlés simultanément. L'adaptateur à 4 canaux peut être utilisé pour les pipettes à 4, 8 et 12 canaux.




Si un défaut d'étanchéité est constaté, trois canaux peuvent être fermés avec un obturateur. Le canal non étanche peut être déterminé par le contrôle ensuite de chaque canal individuel.

A l'issue du contrôle de pipettes multicanaux, les pointes peuvent rester enfichées sur l'adaptateur à l'extraction de l'appareil. Il suffit alors de les retirer manuellement ou de les laisser enfichées pour le contrôle suivant.

Important!

Afin de protéger l'appareil de l'humidité et des salissures, la partie inférieure de l'adaptateur en silicone est dotée d'un filtre PE facilement remplaçable.

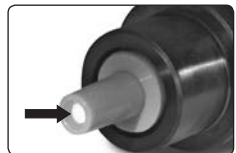



Préparation au contrôle

Remplacement de l'adaptateur et du filtre

1. Dévisser l'écrou-raccord de l'adaptateur
2. Retirer l'adaptateur de pipette.
3. Le filtre PE doit être remplacé s'il est bouché par l'humidité ou des salissures. Dans ce cas, extraire le filtre PE avec précaution par l'extrémité inférieure de l'adaptateur en silicone.
4. Insérer un nouveau filtre.
5. Enficher l'adaptateur de pipette sélectionné dans le boîtier de l'adaptateur (illustration adaptateur 2 pour pipettes sans pointe).
6. Visser l'écrou-raccord.
7. Réaliser un test rapide après avoir remplacé l'adaptateur.

Remarque:

L'adaptateur à 4 canaux comprend un adaptateur avec écrou-raccord intégré! Il est remplacé complètement.

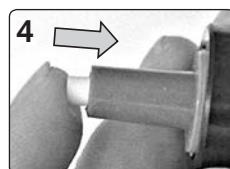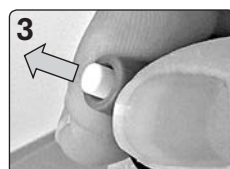


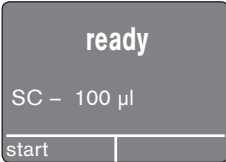

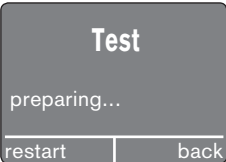

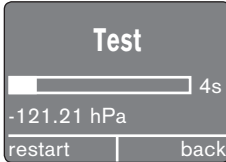
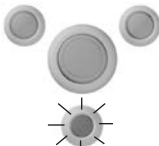
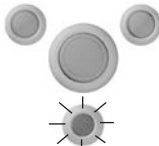
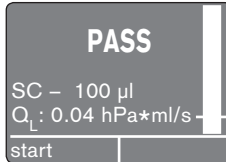
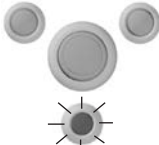
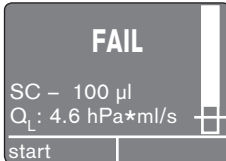
Exemple : 100 µl Pipette à coussin d'air, contrôle dynamique

Avant le contrôle mettre la pipette au volume nominal. Enficher une pointe à usage unique neuve puis enficher la pipette avec la pointe sur l'adaptateur 1 (voir page 78) préalablement sélectionné et monté.

Que dois-je faire?	Comment procéder?	Quelle touche?	Qu'affiche l'écran?
1. Appeler le menu principal (Main Menu)	En appuyant ou en tournant le bouton de sélection, le 'Main Menu' est appelé.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Main Menu</p> <p>Pipette Type</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Self Test</div> <p>Switch OFF</p> <p>Settings...</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> select back </div> </div>
2. Sélectionner le type de pipette (Pipette Type)	Sélectionner 'Pipette Type' en tournant le bouton de sélection.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Main Menu</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Pipette Type</div> <p>Self Test</p> <p>Switch OFF</p> <p>Settings...</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> select back </div> </div>
3. Valider le type de pipette (Pipette Type)	Appuyer sur la touche de validation. Le sous-menu 'Channels' est appelé.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Channels</p> <p>Single Channel</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Multichannel</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> select back </div> </div>
4. Sélectionner 'Pipette monocanal' (Single Channel)	Sélectionner 'Single Channel' en tournant le bouton de sélection.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Channels</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Single Channel</div> <p>Multichannel</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> select back </div> </div>
5. Valider la pipette monocanal (Single Channel)	Appuyer sur la touche de validation. Le sous-menu 'Nominal Volume' est appelé.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Nominal Volume</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">25 µl</div> <p>50 µl</p> <p>100 µl</p> <p>200 µl</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> select back </div> </div>
6. Sélectionner 'Volume de la pipette' (Nominal Volume)	Sélectionner '100 µl' en tournant le bouton de sélection.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Nominal Volume</p> <p>25 µl</p> <p>50 µl</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">100 µl</div> <p>200 µl</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> select back </div> </div>

suite page suivante


Contrôle des pipettes monocanal (suite)

Que dois-je faire?	Comment procéder?	Quelle touche?	Qu'affiche l'écran?
7. Valider le volume de la pipette	Appuyer sur la touche départ/validation. Le sous-menu 'start' est appelé.		 <p>ready</p> <p>SC – 100 µl</p> <p>start</p>
8. Démarrer le contrôle	Appuyer sur la touche départ/validation. Le contrôle démarre, la pression de contrôle est réglée (préparation, etc.)		 <p>Test</p> <p>preparing...</p> <p>restart back</p>
Appuyer 2 à 3 fois sur la touche de pipetage	Peu avant l'écoulement du temps de préparation, le voyant LED s'allume 1 fois rouge et 1 fois vert, puis apparaît la barre et le système démarre automatiquement la mesure. Durant la mesure, appuyer sur la touche de pipetage 2 à 3 fois uniformément vers le bas. Peu avant l'achèvement de la mesure, le piston doit à nouveau être en position initiale! Le diagramme en bâtons indique le temps restant et la dépression actuellement atteinte. Le voyant LED clignote orange.		 <p>Test</p> <p>4s</p> <p>-121.21 hPa</p> <p>restart back</p> <p>(pression indicative)</p>
			<p>orange</p>
9. Achever le contrôle	Une fois le contrôle achevé, l'écran indique le débit de fuite relevé et si le contrôle a réussi.		 <p>PASS</p> <p>SC – 100 µl</p> <p>Q_L : 0.04 hPa*ml/s</p> <p>start</p> <p>(débit de fuite indicatif)</p>
	La touche départ/validation permet de répéter le contrôle. Retourner directement au menu principal en tournant le bouton de sélection.		 <p>FAIL</p> <p>SC – 100 µl</p> <p>Q_L : 4.6 hPa*ml/s</p> <p>start</p> <p>(débit de fuite indicatif)</p>

Remarque:

Le tableau de corrélation à la page 93 permet de déterminer approximativement le volume manquant.

Que signifie la barre verticale à l'écran?

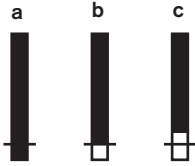

La barre comporte un repère. Il correspond au seuil. Ce dernier correspond au $\frac{1}{4}$ de la tolérance de volume conformément à l'ISO 8655-2.

- La barre est complètement remplie jusqu'en bas: La pipette est étanche.
- La barre est remplie jusqu'au repère seuil: Nous recommandons de réaliser un contrôle gravimétrique.
- La barre est remplie bien au-delà du repère seuil: La pipette n'est pas étanche. Réaliser un contrôle gravimétrique et, le cas échéant, l'envoyer pour réparation.

Que faire en cas de défaut d'étanchéité?

Si le contrôle dynamique indique un défaut d'étanchéité, il est possible de tenter de délimiter son origine par le biais d'autres contrôles:

- Réaliser un contrôle statique final.

La touche de pipetage n'est pas actionnée, le piston n'est pas déplacé. Si la pipette est à présent étanche, cela peut être l'indication d'une rayure sur le piston.

- Réaliser le contrôle dynamique sans pointe.

Utiliser à cet effet l'adaptateur 2. Si la pipette est à présent étanche, les pointes utilisées sont probablement inadéquates.

Que signifient les lettres derrière certains volumes?

Signification des lettres supplémentaires derrière certains volumes lors de la sélection du volume:

y = yellow (appareil avec pointe jaune)

c = Pointe en cristal

n = pointe nano-cap

soft = Lors du contrôle de pipettes de 5 ml et 10 ml, le piston pourrait, lors du contrôle dynamique, ne pas se déplacer complètement vers le haut et rester coincé dans l'appareil du fait d'une dépression et de frottements. Dans ce cas, sélectionner le mode de contrôle '5 ml soft ou 10 ml soft'.







Indication relative à la durée du contrôle

Lors du premier contrôle après mise en marche de l'appareil, un volume relativement important doit être pompé puis l'appareil doit obtenir suffisamment de temps pour se stabiliser (relaxation). Un changement répété entre des types de pipettes de petites et grandes tailles, entraîne des temps de contrôle plus longs en raison d'un réajustement permanent de la pression de mesure. Le temps de mesure de pipettes jusqu'à 1000 μ l est habituellement de 5 sec., et de 20 sec. avec des appareils de 10 ml.

Contrôle de pipettes multicanaux

Exemple : Pipette à coussin d'air à 8 canaux, 200 µl, contrôle dynamique

Avant le contrôle mettre la pipette au volumen nominal. Enficher de nouvelles pointes à usage unique neuves puis insérer quatre canaux avec pointe enfichée sur l'adaptateur 3 (voir page 78) préalablement sélectionné et monté.


Que dois-je faire?	Comment procéder?	Quelle touche?	Qu'affiche l'écran?												
1. Appeler le menu principal (Main Menu)	En appuyant ou en tournant le bouton de sélection, le 'Main Menu' est appelé.		<table border="1"> <tr><th colspan="2">Main Menu</th></tr> <tr><td>Pipette Type</td><td></td></tr> <tr><td>Self Test</td><td></td></tr> <tr><td>Switch OFF</td><td></td></tr> <tr><td>Settings...</td><td></td></tr> <tr><td>select</td><td>back</td></tr> </table>	Main Menu		Pipette Type		Self Test		Switch OFF		Settings...		select	back
Main Menu															
Pipette Type															
Self Test															
Switch OFF															
Settings...															
select	back														
2. Sélectionner le type de pipette (Pipette Type)	Sélectionner 'Pipette Type' en tournant le bouton de sélection.		<table border="1"> <tr><th colspan="2">Main Menu</th></tr> <tr><td>Pipette Type</td><td></td></tr> <tr><td>Self Test</td><td></td></tr> <tr><td>Switch OFF</td><td></td></tr> <tr><td>Settings...</td><td></td></tr> <tr><td>select</td><td>back</td></tr> </table>	Main Menu		Pipette Type		Self Test		Switch OFF		Settings...		select	back
Main Menu															
Pipette Type															
Self Test															
Switch OFF															
Settings...															
select	back														
3. Valider le type de pipette (Pipette Type)	Appuyer sur la touche de validation. Le sous-menu 'Channels' est appelé.		<table border="1"> <tr><th colspan="2">Channels</th></tr> <tr><td>Single Channel</td><td></td></tr> <tr><td>Multichannel</td><td></td></tr> <tr><td>select</td><td>back</td></tr> </table>	Channels		Single Channel		Multichannel		select	back				
Channels															
Single Channel															
Multichannel															
select	back														
4. Sélectionner 'Pipette multicanaux' (Multichannel)	Sélectionner 'Multichannel' en tournant le bouton de sélection.		<table border="1"> <tr><th colspan="2">Channels</th></tr> <tr><td>Single Channel</td><td></td></tr> <tr><td>Multichannel</td><td></td></tr> <tr><td>select</td><td>back</td></tr> </table>	Channels		Single Channel		Multichannel		select	back				
Channels															
Single Channel															
Multichannel															
select	back														
5. Valider 'Pipette multicanaux' (Multichannel)	Appuyer sur la touche de validation. Le sous-menu 'Nominal Volume' est appelé.		<table border="1"> <tr><th colspan="2">Nominal Volume</th></tr> <tr><td>50 µl</td><td></td></tr> <tr><td>100 µl</td><td></td></tr> <tr><td>200 µl</td><td></td></tr> <tr><td>250 µl</td><td></td></tr> <tr><td>select</td><td>back</td></tr> </table>	Nominal Volume		50 µl		100 µl		200 µl		250 µl		select	back
Nominal Volume															
50 µl															
100 µl															
200 µl															
250 µl															
select	back														
6. Sélectionner 'Volume de la pipette' (Nominal Volume)	Sélectionner '200 µl' en tournant le bouton de sélection.		<table border="1"> <tr><th colspan="2">Nominal Volume</th></tr> <tr><td>50 µl</td><td></td></tr> <tr><td>100 µl</td><td></td></tr> <tr><td>200 µl</td><td></td></tr> <tr><td>250 µl</td><td></td></tr> <tr><td>select</td><td>back</td></tr> </table>	Nominal Volume		50 µl		100 µl		200 µl		250 µl		select	back
Nominal Volume															
50 µl															
100 µl															
200 µl															
250 µl															
select	back														

Contrôle de pipettes multicanaux

Que dois-je faire? Comment procéder? Quelle touche? Qu'affiche l'écran?


7. Valider le volume de la pipette

Appuyer sur la touche départ/validation. Le sous-menu 'start' est appelé.

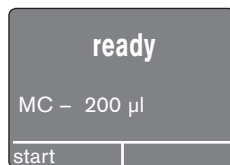


8. Démarrer le contrôle

Appuyer sur la touche départ/validation. Le contrôle démarre, la pression de contrôle est réglée (préparation, etc.)

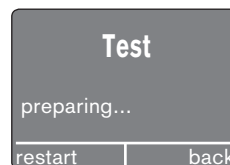


Appuyer 2 à 3 fois sur la touche de pipetage

Peu avant l'écoulement du temps de préparation, le voyant LED s'allume 1 fois rouge et 1 fois vert, puis apparaît la barre et le système démarre automatiquement la mesure. Durant la mesure, appuyer la touche de pipetage 2 à 3 fois uniformément vers le bas. Peu avant l'achèvement de la mesure, le piston doit à nouveau être en position initiale! Le diagramme en bâtons indique le temps restant et la dépression actuellement atteinte. Le voyant LED clignote orange.

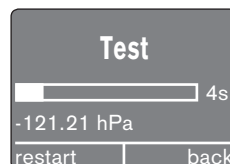

(pression indicative)

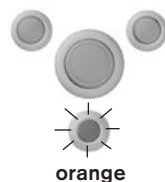


orange

9. Achever le contrôle


Une fois le contrôle achevé, l'écran indique le débit de fuite relevé et si le contrôle a réussi.

La touche départ/validation permet de répéter le contrôle ou de poursuivre avec les 4 canaux suivants.


Retourner directement au menu principal en tournant le bouton de sélection.

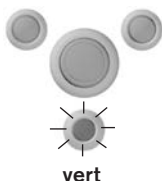


vert

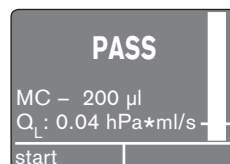

(débit de fuite indicatif)

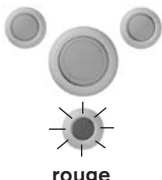

rouge

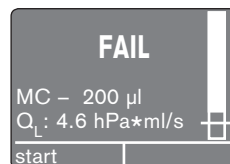

(débit de fuite indicatif)

Remarque:


Le tableau de corrélation à la page 93 permet de déterminer approximativement le volume manquant.

Contrôle de pipettes multicanaux

Que signifie la barre verticale à l'écran?

La barre comporte un repère. Il correspond au seuil. Ce dernier correspond à environ $\frac{1}{4}$ de la tolérance de volume.

- La barre est complètement remplie jusqu'en bas: L'appareil est étanche.
- La barre est remplie jusqu'au repère seuil: Nous recommandons de réaliser un contrôle gravimétrique.
- La barre est remplie bien au-delà du repère seuil: L'appareil n'est pas étanche. Réaliser un contrôle gravimétrique et, le cas échéant, l'envoyer pour réparation.

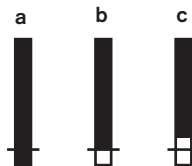

Que faire en cas de défaut d'étanchéité?





Si le contrôle dynamique indique un défaut d'étanchéité, il est possible de tenter de délimiter son origine par le biais d'autres contrôles:

- Réaliser un contrôle statique final.
La touche de pipetage n'est pas actionnée, le piston n'est pas déplacé.
Si l'appareil est à présent étanche, cela peut être l'indication d'une rayure sur le piston.
- Réaliser le contrôle dynamique sans pointe. Réutiliser à cet effet l'adaptateur 3.
Si l'appareil est à présent étanche, les pointes utilisées sont probablement inadéquates.
- Fermeture de 3 canaux avec obturateurs fournis et contrôle des différents canaux pour localiser la fuite. Sélectionner à cet effet le type de pipette 'Monocanaux' (Single Channel)!






Indication relative à la durée du contrôle

Lors du premier contrôle après mise en marche de l'appareil, un volume relativement important doit être pompé puis l'appareil doit obtenir suffisamment de temps pour se stabiliser (relaxation). Un changement répété entre des types de pipettes de petites et grandes tailles, entraîne des temps de contrôle plus longs en raison d'un réajustement permanent de la pression de mesure. Le temps de mesure de pipettes jusqu'à 500 μl est habituellement de 5 sec., et de 10 sec. avec des pipettes de 1250 μl .







Indépendamment du temps d'arrêt automatique réglé (voir p. 89), l'unité PLT peut à tout moment être mise à l'arrêt.

Que dois-je faire?	Comment procéder?	Quelle touche?	Qu'affiche l'écran?
1. Appeler le menu principal (Main Menu)	En appuyant sur le bouton de sélection, le ' Main Menu ' est appelé.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Main Menu</p> <p>Pipette Type</p> <p>Self Test</p> <p>Switch OFF</p> <p>Settings...</p> <hr/> <p>select back</p> </div>
2. Sélectionner 'Appareil arrêté' (Switch OFF)	Sélectionner ' Switch OFF ' en tournant le bouton de sélection.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Main Menu</p> <p>Pipette Type</p> <p>Self Test</p> <p>Switch OFF</p> <p>Settings...</p> <hr/> <p>select back</p> </div>
3. Arrêter l'appareil	Eteindre l'appareil en appuyant sur la touche validation		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #cccccc;"> <p style="text-align: center;"> </p> </div>
Remettre l'appareil en marche	L'appareil est remis en marche en appuyant sur une touche quelconque. Tout d'abord, apparaît l'écran indiquant l'intervalle de maintenance pendant quelques secondes. L'écran bascule ensuite automatiquement à l'affichage 'ready' avec la dernière pipette contrôlée.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #cccccc;"> <p style="text-align: center;">Inspection date</p> <p style="text-align: center;">1-Apr-2016</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #cccccc;"> <p style="text-align: center;">ready</p> <hr/> <p style="text-align: center;">MC – 200 µl</p> <hr/> <p>start </p> </div>

Le sous-menu 'Réglages' (Settings) permet de sélectionner les sous-points suivants: Langue, contraste, intervalle de maintenance, temps d'arrêt, unité de pression et réglages d'usine.

Que dois-je faire?	Comment procéder?	Quelle touche?	Qu'affiche l'écran?												
1. Sélectionner 'Réglages' (Settings) dans le menu principal (Main Menu)	Appeler le 'Main Menu' en appuyant sur le bouton de sélection et sélectionner 'Settings' en le tournant.		<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Main Menu</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2">Pipette Type</td></tr><tr><td colspan="2">Self Test</td></tr><tr><td colspan="2">Switch OFF</td></tr><tr><td colspan="2">Settings...</td></tr><tr><td>select</td><td>back</td></tr></tbody></table>	Main Menu		Pipette Type		Self Test		Switch OFF		Settings...		select	back
Main Menu															
Pipette Type															
Self Test															
Switch OFF															
Settings...															
select	back														
2. Valider les réglages (Settings)	Appuyer sur la touche de validation. Le sous-menu 'Settings' est appelé.		<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Settings</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2">Language</td></tr><tr><td colspan="2">Contrast</td></tr><tr><td colspan="2">Inspection date</td></tr><tr><td colspan="2">Auto-Power-Off Time</td></tr><tr><td>select</td><td>back</td></tr></tbody></table>	Settings		Language		Contrast		Inspection date		Auto-Power-Off Time		select	back
Settings															
Language															
Contrast															
Inspection date															
Auto-Power-Off Time															
select	back														
3. Sélectionner le menu 'Langue' (Language)	Sélectionner 'Language' en tournant le bouton de sélection.		<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Settings</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2">Language</td></tr><tr><td colspan="2">Contrast</td></tr><tr><td colspan="2">Inspection date</td></tr><tr><td colspan="2">Auto-Power-Off Time</td></tr><tr><td>select</td><td>back</td></tr></tbody></table>	Settings		Language		Contrast		Inspection date		Auto-Power-Off Time		select	back
Settings															
Language															
Contrast															
Inspection date															
Auto-Power-Off Time															
select	back														
4. Appeler le menu 'Langue' (Language)	Appuyer sur la touche de validation. Le menu 'Language' est appelé. Sélectionner la langue en tournant le bouton de sélection.		<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Language</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2">Deutsch</td></tr><tr><td colspan="2">English</td></tr><tr><td colspan="2">Español</td></tr><tr><td>o.k.</td><td>back</td></tr></tbody></table>	Language		Deutsch		English		Español		o.k.	back		
Language															
Deutsch															
English															
Español															
o.k.	back														
5. Valider la langue (Language)	Appuyer sur la touche de validation. Le menu 'Settings' apparaît dans la langue sélectionnée. La touche 'précédent' permet de retourner au menu principal.		<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Settings</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2">Language</td></tr><tr><td colspan="2">Contrast</td></tr><tr><td colspan="2">Inspection date</td></tr><tr><td colspan="2">Auto-Power-Off Time</td></tr><tr><td>select</td><td>back</td></tr></tbody></table>	Settings		Language		Contrast		Inspection date		Auto-Power-Off Time		select	back
Settings															
Language															
Contrast															
Inspection date															
Auto-Power-Off Time															
select	back														


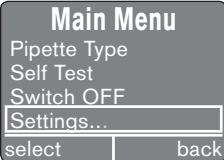

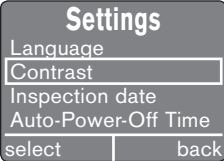

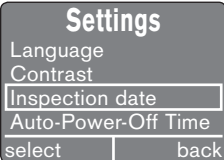

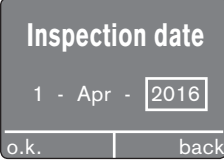
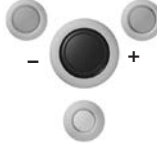
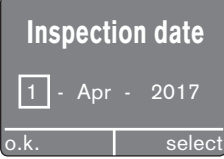

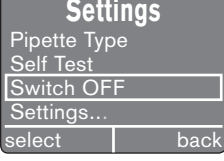
L'intensité des couleurs de l'affichage peut être modifiée de manière interactive.

Que dois-je faire?	Comment procéder?	Quelle touche?	Qu'affiche l'écran?
1. Sélectionner 'Réglages (Settings)' dans le menu principal (Main Menu)	Appeler le 'Main Menu' en appuyant sur le bouton de sélection et sélectionner 'Settings' en le tournant.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Main Menu</p> <p>Pipette Type Self Test Switch OFF Settings...</p> <p>select back</p> </div>
2. Valider les réglages (Settings)	Appuyer sur la touche de validation. Le sous-menu 'Settings' est appelé		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Settings</p> <p>Language Contrast Inspection date Auto-Power-Off Time</p> <p>select back</p> </div>
3. Sélectionner le contraste (Contrast)	Sélectionner 'Contrast' en tournant le bouton de sélection.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Settings</p> <p>Language Contrast Inspection date Auto-Power-Off Time</p> <p>select back</p> </div>
4. Appeler le menu 'contraste' (Contrast)	Appuyer sur la touche de validation. Le menu 'Contrast' est appelé.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Contrast</p> <p>50</p> <p>o.k. back</p> </div>
5. Régler le contraste	Sélectionner de '10' à '100' en tournant le bouton de sélection.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Contrast</p> <p>76</p> <p>o.k. back</p> </div>
6. Valider le contraste	Appuyer sur la touche de validation. Le menu 'Settings' apparaît à nouveau. La touche 'précédent' permet de retourner au menu principal.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Settings</p> <p>Language Contrast Inspection date Auto-Power-Off Time</p> <p>select back</p> </div>







Déterminer la date de maintenance

Réglages

La date à laquelle l'unité PLT doit être envoyée pour contrôle chez BRAND ou un atelier de réparation habilité peut être définie individuellement. La date est indiquée à chaque mise en marche de l'appareil.

Que dois-je faire?	Comment procéder?	Quelle touche?	Qu'affiche l'écran?
1. Sélectionner 'Réglages' (Settings) dans le menu principal (Main Menu)	Appeler le 'Main Menu' en appuyant sur le bouton de sélection et sélectionner 'Settings' en le tournant.		 <p>Main Menu Pipette Type Self Test Switch OFF Settings... select back</p>
2. Valider les réglages (Settings)	Appuyer sur la touche de validation. Le sous-menu 'Settings' est appelé.		 <p>Settings Language Contrast Inspection date Auto-Power-Off Time select back</p>
3. Sélectionner l'intervalle de maintenance (Inspection date)	Sélectionner 'Inspection date' en tournant le bouton de sélection.		 <p>Settings Language Contrast Inspection date Auto-Power-Off Time select back</p>
4. Appeler le menu 'Intervalle de maintenance' (Inspection date)	Appuyer sur la touche de validation. Le dernier intervalle de maintenance réglé apparaît.		 <p>Inspection date 1 - Apr - 2016 o.k. back</p>
5. Régler l'intervalle de maintenance (Inspection date)	En appuyant sur le bouton de sélection, le cadre de sélection bascule en alternant Année-Mois-Jour. (la saisie de la date entraîne un retour au menu 'Settings'). Le champ encadré change lorsque l'on appuie sur le bouton de sélection.		 <p>Inspection date 1 - Apr - 2017 o.k. select</p>
6. Valider l'intervalle de maintenance (Inspection date)	Appuyer sur la touche de validation. L'affichage retourne automatiquement au menu 'Settings'. La touche 'précédent' permet de retourner au menu principal.		 <p>Settings Pipette Type Self Test Switch OFF Settings... select back</p>

Le temps d'arrêt (Auto-Power-Off) de l'unité PLT peut être réglé individuellement à la minute près, de la position 'arrêt' à 30 min.

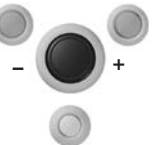
Que dois-je faire?	Comment procéder?	Quelle touche?	Qu'affiche l'écran?												
1. Sélectionner 'Réglages (Settings) dans le menu principal (Main Menu)	Appeler le 'Main Menu' en appuyant ou en tournant le bouton de sélection et sélectionner 'Settings' en le tournant.		<table border="1"> <tr><th colspan="2">Main Menu</th></tr> <tr><td>Pipette Type</td><td></td></tr> <tr><td>Self Test</td><td></td></tr> <tr><td>Switch OFF</td><td></td></tr> <tr><td>Settings...</td><td></td></tr> <tr><td>select</td><td>back</td></tr> </table>	Main Menu		Pipette Type		Self Test		Switch OFF		Settings...		select	back
Main Menu															
Pipette Type															
Self Test															
Switch OFF															
Settings...															
select	back														
2. Valider les réglages (Settings)	Appuyer sur la touche validation. Le sous-menu 'Settings' est appelé.		<table border="1"> <tr><th colspan="2">Settings</th></tr> <tr><td>Language</td><td></td></tr> <tr><td>Contrast</td><td></td></tr> <tr><td>Inspection date</td><td></td></tr> <tr><td>Auto-Power-Off Time</td><td></td></tr> <tr><td>select</td><td>back</td></tr> </table>	Settings		Language		Contrast		Inspection date		Auto-Power-Off Time		select	back
Settings															
Language															
Contrast															
Inspection date															
Auto-Power-Off Time															
select	back														
3. Sélectionner le temps d'arrêt (Auto-Power-Off Time)	Sélectionner 'Auto-Power-Off Time' en tournant le bouton de sélection.		<table border="1"> <tr><th colspan="2">Settings</th></tr> <tr><td>Contrast</td><td></td></tr> <tr><td>Inspection date</td><td></td></tr> <tr><td>Auto-Power-Off Time</td><td></td></tr> <tr><td>Pressure Unit</td><td></td></tr> <tr><td>select</td><td>back</td></tr> </table>	Settings		Contrast		Inspection date		Auto-Power-Off Time		Pressure Unit		select	back
Settings															
Contrast															
Inspection date															
Auto-Power-Off Time															
Pressure Unit															
select	back														
4. Appeler le menu 'Temps d'arrêt' (Auto-Power-Off Time)	Appuyer sur la touche de validation. Le dernier temps d'arrêt réglé apparaît.		<table border="1"> <tr><th colspan="2">Auto-Power-Off Time</th></tr> <tr><td>3 min</td><td></td></tr> <tr><td>o.k.</td><td>back</td></tr> </table>	Auto-Power-Off Time		3 min		o.k.	back						
Auto-Power-Off Time															
3 min															
o.k.	back														
5. Régler le temps d'arrêt (Auto-Power-Off Time)	Tourner le bouton de sélection. Le temps d'arrêt peut être réglé de la position 'arrêt' à 30 min.		<table border="1"> <tr><th colspan="2">Auto-Power-Off Time</th></tr> <tr><td>15 min</td><td></td></tr> <tr><td>o.k.</td><td>back</td></tr> </table>	Auto-Power-Off Time		15 min		o.k.	back						
Auto-Power-Off Time															
15 min															
o.k.	back														
6. Valider le temps d'arrêt (Auto-Power-Off Time)	Appuyer sur la touche de validation. L'affichage retourne automatiquement au menu 'Settings'. La touche 'précédent' permet de retourner au menu principal.		<table border="1"> <tr><th colspan="2">Settings</th></tr> <tr><td>Contrast</td><td></td></tr> <tr><td>Inspection date</td><td></td></tr> <tr><td>Auto-Power-Off Time</td><td></td></tr> <tr><td>Pressure Unit</td><td></td></tr> <tr><td>select</td><td>back</td></tr> </table>	Settings		Contrast		Inspection date		Auto-Power-Off Time		Pressure Unit		select	back
Settings															
Contrast															
Inspection date															
Auto-Power-Off Time															
Pressure Unit															
select	back														

Sélectionner l'unité de pression

Que dois-je faire? Comment procéder? Quelle touche? Qu'affiche l'écran?


1. Sélectionner 'Réglages' (Settings) dans le menu principal

Appeler le 'Main Menu' en appuyant ou en tournant le bouton de sélection et sélectionner 'Settings' en le tournant.

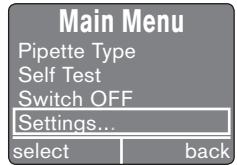


2. Valider les réglages (Settings)

Appuyer sur la touche de validation. Le sous-menu 'Settings' est appelé.

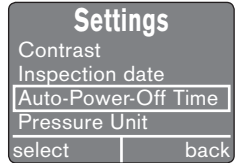


3. Sélectionner l'unité de pression (Pressure Unit)

Sélectionner 'Pressure Unit' en tournant le bouton de sélection.

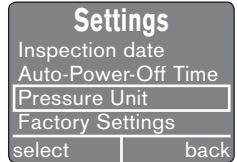


4. Appeler le menu 'Unité de pression' (Pressure Unit)

Appuyer sur la touche validation gauche. L'unité de pression actuellement réglée apparaît.

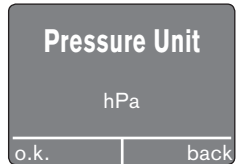

5. Régler l'unité de pression (Pressure Unit)


Sélectionner l'unité de pression hPa, mbar ou Torr en tournant le bouton de sélection.

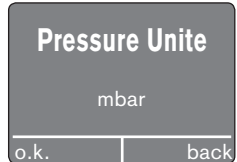





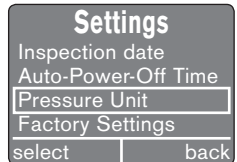


6. Valider l'unité de pression (Pressure Unit)

Appuyer sur la touche de validation. L'affichage retourne automatiquement au menu 'Settings'.

La touche 'précédent' permet de retourner au menu principal.




Que dois-je faire?	Comment procéder?	Quelle touche?	Qu'affiche l'écran?												
1. Sélectionner 'Réglages' (Settings) dans le menu principal (Main Menu)	Appeler le 'Main Menu' en appuyant sur le bouton de sélection et sélectionner 'Settings' en le tournant.		<table border="1"> <tr><th colspan="2">Main Menu</th></tr> <tr><td>Pipette Type</td><td></td></tr> <tr><td>Self Test</td><td></td></tr> <tr><td>Switch OFF</td><td></td></tr> <tr><td>Settings...</td><td></td></tr> <tr><td>select</td><td>back</td></tr> </table>	Main Menu		Pipette Type		Self Test		Switch OFF		Settings...		select	back
Main Menu															
Pipette Type															
Self Test															
Switch OFF															
Settings...															
select	back														
2. Valider les réglages (Settings)	Appuyer sur la touche de validation. Le sous-menu 'Settings' est appelé.		<table border="1"> <tr><th colspan="2">Settings</th></tr> <tr><td>Inspection date</td><td></td></tr> <tr><td>Auto-Power-Off Time</td><td></td></tr> <tr><td>Pressure Unit</td><td></td></tr> <tr><td>Factory Settings</td><td></td></tr> <tr><td>select</td><td>back</td></tr> </table>	Settings		Inspection date		Auto-Power-Off Time		Pressure Unit		Factory Settings		select	back
Settings															
Inspection date															
Auto-Power-Off Time															
Pressure Unit															
Factory Settings															
select	back														
3. Sélectionner 'Réglages d'usine' (Factory Settings)	Sélectionner 'Factory Settings' en tournant le bouton de sélection.		<table border="1"> <tr><th colspan="2">Settings</th></tr> <tr><td>Inspection date</td><td></td></tr> <tr><td>Auto-Power-Off Time</td><td></td></tr> <tr><td>Pressure Unit</td><td></td></tr> <tr><td>Factory Settings</td><td></td></tr> <tr><td>select</td><td>back</td></tr> </table>	Settings		Inspection date		Auto-Power-Off Time		Pressure Unit		Factory Settings		select	back
Settings															
Inspection date															
Auto-Power-Off Time															
Pressure Unit															
Factory Settings															
select	back														
4. Appeler le menu 'Réglages d'usine' (Factory Settings)	Appuyer sur la touche de validation. Une demande de validation apparaît.		<table border="1"> <tr><th colspan="2">Factory Settings</th></tr> <tr><td colspan="2">please confirm!</td></tr> <tr><td>o.k.</td><td>back</td></tr> </table>	Factory Settings		please confirm!		o.k.	back						
Factory Settings															
please confirm!															
o.k.	back														
5. Valider les réglages d'usine (Factory Settings)	Appuyer sur la touche de validation. L'affichage bascule au menu de sélection de la langue anglaise.		<table border="1"> <tr><th colspan="2">Language</th></tr> <tr><td>Deutsch</td><td></td></tr> <tr><td>English</td><td></td></tr> <tr><td>Espanol</td><td></td></tr> <tr><td>o.k.</td><td></td></tr> </table>	Language		Deutsch		English		Espanol		o.k.			
Language															
Deutsch															
English															
Espanol															
o.k.															
	Après sélection et validation de la langue, l'affichage repart automatiquement au menu 'Settings'.		<table border="1"> <tr><th colspan="2">Settings</th></tr> <tr><td>Inspection date</td><td></td></tr> <tr><td>Auto-Power-Off Time</td><td></td></tr> <tr><td>Pressure Unit</td><td></td></tr> <tr><td>Factory Settings</td><td></td></tr> <tr><td>select</td><td>back</td></tr> </table>	Settings		Inspection date		Auto-Power-Off Time		Pressure Unit		Factory Settings		select	back
Settings															
Inspection date															
Auto-Power-Off Time															
Pressure Unit															
Factory Settings															
select	back														
	La touche 'précédent' permet de retourner au menu principal														

Mise à jour du progiciel

BRAND fournit un CD comprenant les mises à jour du progiciel par ex. en cas d'intégration d'autres types de pipettes (nouveaux volumes). Les utilisateurs enregistrés en sont automatiquement informés. Les utilisateurs non enregistrés reçoivent la mise à jour sur demande.

Installation

1. Insérer le CD-ROM dans le lecteur (ci-après désigné lecteur 'D').
2. Cliquer sur 'Démarrer' sur le bureau et saisir 'D:\setup.exe' sous la commande 'Exécuter' pour installer la mise à jour du progiciel.
3. Suivre les instructions à l'écran.

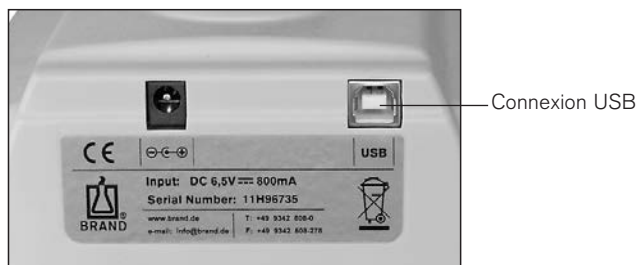

Relation de Q_L par rapport à la perte de volume (environ)

En cas de fuite d'une certaine importance, la perte de volume de la pipette lors du pipetage dépend de différents facteurs; par ex. de l'ouverture de la pointe. Pour cette raison la perte peu varier sensiblement.

(tolérance du débit de fuite mesuré: $\pm 20\%$)

Pipette contrôlée		Débit de fuite Q_L [hPa*ml/s]	Perte de volume pipette (environ) [μ l]
Canaux	Capacité nominal		
1 canal	1 μ l	4	0,05
1 canal	2 μ l	4	0,09
1 canal	2,5 μ l	6	0,13
1 canal	5 μ l y	12	0,1
1 canal	5 μ l	4	0,1
1 canal	10 μ l y	4	0,1
1 canal	10 μ l c/n	3	0,1
1 canal	20 μ l y	19	0,2
1 canal	20 μ l c	6	0,2
1 canal	25 μ l	16	0,5
1 canal	50 μ l	10	0,5
1 canal	100 μ l	14	0,8
1 canal	200 μ l	13	2
1 canal	250 μ l	13	4
1 canal	300 μ l	12	4
1 canal	500 μ l	10	4
1 canal	1000 μ l	12	8
1 canal	1250 μ l	26	16
1 canal	1500 μ l	36	16
1 canal	2000 μ l	40	16
1 canal	2500 μ l	66	40
1 canal	5 ml	52	40
1 canal	5 ml soft	21	41
1 canal	10 ml	39	60
1 canal	10 ml soft	20	61
4 canal	1 μ l	18	0,1
4 canal	2 μ l	19	0,2
4 canal	2,5 μ l	29	0,2
4 canal	5 μ l	22	0,2
4 canal	10 μ l	8	0,2
4 canal	20 μ l	10	0,4
4 canal	25 μ l	21	1
4 canal	50 μ l	13	1
4 canal	100 μ l	13	2
4 canal	200 μ l	14	3
4 canal	250 μ l	44	8
4 canal	300 μ l	47	8
4 canal	500 μ l	29	8
4 canal	1000 μ l	25	16
4 canal	1250 μ l	25	16

PLT unit (Pipet Leak Testing Unit)

y compris un adaptateur pour le contrôle de pipettes à coussin d'air avec pointe (montée) et sans pointe, 2 obturateurs, 3 filtres de rechange PE pour adaptateur de pipette, une alimentation universelle, un certificat de qualité.

Réf.

7039 70



Adaptateur de pipette pour le contrôle avec pointe

pour pipettes monocanal, un obturateur inclus

Réf.

7039 75



Adaptateur de pipette pour le contrôle sans pointe

pour pipettes monocanal, y un obturateur inclus

Réf.

7039 76



Adaptateur de pipette 4 canaux

pour le contrôle de pipettes multicanaux avec et sans pointe, 4 obturateurs inclus

Réf.

7039 77



Filtre pour adaptateur de pipetter

PE, unité d'emballage 10 x

Réf.

7039 78



Alimentation universelle

Entrée: AC 100 V - 240 V, 50/60 Hz
Sortie: DC 6,5 V, 800 mA

Réf.

7039 79



Erreur lors du contrôle de la pipette


Dérangement	Message d'erreur	Cause possible	Que faire?
Arrêt du contrôle	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #f0f0f0;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">Error</p> <p style="margin: 0;">Test cancelled: Leakage rate not measurable!</p> <hr style="width: 100%;"/> <p style="text-align: right; margin: 0;">back</p> </div>	<p>Absence de pipette dans l'adaptateur ou pipette non enfichée correctement</p> <hr/> <p>La pipette contrôlée n'est pas du tout étanche</p> <hr/> <p>La pointe n'assure pas suffisamment l'étanchéité du corps</p> <hr/> <p>Erreur d'installation du modèle de pipette</p> <hr/> <p>Adaptateur de pipette non étanche</p> <hr/> <p>Adaptateur de pipette desserré</p> <hr/> <p>Humidité dans la chambre de mesure, filtre de l'adaptateur bouché</p> <hr/> <p>avec des pipettes de 5 ml et 10 ml: Pression de mesure du ressort de piston de la pipette trop élevée. Lors du pompage, le piston est tiré vers le bas.</p>	<p>Enficher fixement la pipette</p> <hr/> <p>Pipette défectueuse, ne peut être contrôlée avec cet appareil de contrôle. Envoyer la pipette pour réparation.</p> <hr/> <p>Enficher une autre pointe. Inspecter la présence de détérioration sur le corps.</p> <hr/> <p>Choisir le modèle correspondant</p> <hr/> <p>Contrôler la présence de peluches ou d'abrasion sur l'adaptateur et d'humidité sur le filtre. Nettoyer l'adaptateur et remplacer le filtre. Exécuter l'autotest.</p> <hr/> <p>Serrer l'écrou-raccord. Exécuter l'autotest</p> <hr/> <p>Remplacer le filtre de l'adaptateur, réaliser un autotest. (test rapide)</p> <hr/> <p>Régler '5 ml soft' ou '10 ml soft' comme type de pipette.</p>
Débit de fuite mesuré erroné		Humidité ou défaut d'étanchéité dans l'unité PLT	Exécuter l'autotest (test complet).
Unité PLT ne réagit pas ou réagit de manière inhabituelle		Erreur du logiciel, défaillance électrique	Débrancher tous les câbles de l'appareil. Rebrancher le câble d'alimentation après environ 5 secondes.

Remarque:

Si les mesures indiquées ne permettent pas d'éliminer les erreurs, envoyer l'appareil pour réparation.

Dérangement – que faire?

Erreur lors de l'autotest

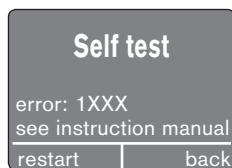

Affichage de
l'erreur

Numéro d'erreur	Cause	Que faire?
1000 1010	Capteur de pression défectueux	Envoyer l'appareil pour réparation
1020	Pompe fonctionne en continu	Envoyer l'appareil pour réparation
1040 1050	Durée de pompage trop importante	Contrôler si l'obturateur est correctement enfoncé et si l'adaptateur est fermement serré. Si oui, la pompe est défectueuse. Envoyer l'appareil pour réparation.
1030 1060 1070 1080 1090	Soupape défectueuse	Envoyer l'appareil pour réparation
1020	Durée de ventilation via le canal d'aération	Envoyer l'appareil pour réparation
1150 1160	Défaut d'étanchéité de l'appareil	Contrôler et, le cas échéant, remplacer l'obturateur, l'assise de l'adaptateur et le filtre d'adaptateur. Répéter l'autotest. Si l'erreur n'est pas éliminée, envoyer l'appareil pour réparation.
1170	Durée de ventilation via l'adaptateur trop longue	Enlever l'obturateur, si cela n'est pas déjà fait. Si le filtre d'adaptateur est encrassé, le remplacer.
1200	Erreur dans le système électronique	Envoyer l'appareil pour réparation

Envoyer en réparation

Attention: Transporter des matériaux dangereux sans autorisation est interdit par la loi.

- Nettoyer et décontaminer soigneusement l'appareil.
- Veuillez renvoyer l'appareil, de principe joindre une description précise du type de dysfonctionnement et des fluides utilisés. Si les liquides utilisés ne sont pas indiqués, l'instrument ne peut pas être réparé. Si les liquides utilisés ne sont pas indiqués, l'instrument ne peut pas être réparé.
- Tout retour est aux périls et aux frais de l'expéditeur.

En dehors des États-Unis et de Canada:

- Remplir l'«Attestation de Décontamination» et la retourner avec l'appareil au fabricant ou au fournisseur. Demander le formulaire au fournisseur ou au fabricant ou bien en téléchargement gratuit sous www.brand.de.

Aux États-Unis et au Canada:

- Veuillez contacter BrandTech Scientific, Inc. pour demander les conditions de retour de l'appareil **avant** de le renvoyer au service après-vente.
- Veuillez renvoyer seulement les appareils dûment nettoyés et décontaminés, avec le numéro d'autorisation de retour bien en évidence sur l'extérieur de l'emballage, à l'adresse indiquée avec le numéro d'autorisation de retour.

Adresses de contact

BRAND GMBH + CO KG

Otto-Schott-Straße 25
97877 Wertheim (Germany)

Tel.: +49 9342 808-0
Fax: +49 9342 808-98000
E-Mail: info@brand.de
www.brand.de

États-Unis et Canada:

BrandTech® Scientific, Inc.
11 Bokum Road
Essex, CT 06426-1506 (USA)
Tel.: +1-860-767 2562
Fax: +1-860-767 2563
www.brandtech.com

Inde:

BRAND Scientific Equipment Pvt. Ltd.
303, 3rd Floor, 'C' Wing, Delphi
Hiranandani Business Park, Powai
Mumbai - 400 076 (India)
Tel.: +91 22 42957790
Fax: +91 22 42957791
E-Mail: info@brand.co.in
www.brand.co.in

Chine:

BRAND (Shanghai) Trading Co., Ltd.
Guangqi Culture Plaza
Room 506, Building B
No. 2899, Xietu Road
Shanghai 200030 (P.R. China)
Tel.: +86 21 6422 2318
Fax: +86 21 6422 2268
E-Mail: info@brand.cn.com
www.brand.cn.com

Garantie

Nous déclinons toute responsabilité en cas de conséquences d'un traitement, d'une utilisation, d'un entretien et d'une manipulation incorrecte, d'une réparation non-autorisée de l'appareil ou d'une usure normale, notamment des pièces d'usure, telles que les pistons, les joints d'étanchéité, les soupapes et de rupture de pièces en verre. Ceci vaut pour l'inobservation du mode d'emploi. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages résultant d'actions non décrites dans le mode d'emploi ou si des pièces de rechange ou accessoires qui ne sont pas d'origine, ont été utilisés.

États-Unis et Canada:

Des informations sur la garantie figurent sous www.brandtech.com.

Élimination

Le symbole ci-contre signifie qu'à la fin de leur durée de vie, les piles/accus et appareils électroniques ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères (déchets municipaux non triés).

- Le traitement spécial des déchets des appareils électroniques doit être effectué selon les réglementations nationales relatives au traitement des déchets selon la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 sur les appareils électriques et électroniques usagés.



Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs ou errata.

	Página
Normas de seguridad	100
Marcado CE	101
Función y límites de empleo	101
Excepciones de uso	101
Elementos de manejo	102
Los primeros pasos	103
Puesta en marcha	103
Ejecutar autocomprobación	104
Test rápido	106
Test completo	108
Preparación del ensayo	108
¿Ensayo dinámico o estático?	108
¿Ensayo con o sin punta de pipeta?	108
Pipetas monocanales o multicanales – Selección del adaptador	109
Cambio de adaptadores y filtros	110
Ensayo de pipetas monocanal	111
Ensayo de pipetas multicanal	114
Desconectar el aparato	117
Ajustes	118
Seleccionar lengua	118
Ajuste del contraste del display	119
Determinar la fecha de mantenimiento	120
Ajuste del tiempo de desconexión	121
Selección de la unidad de presión (hPa, mbar, torr)	122
Restauración de la configuración de fábrica	123
Actualización de firmware mediante interfaz USB	124
Tabla de correlación tasa de fugas/volumen	125
Referencias · Accesorios · Recambios	126
¿Qué hacer en caso de avería?	127
Reparación · Direcciones de contacto	128
Garantía	129
Eliminación	130

Normas de seguridad

Este aparato puede entrar en contacto con instalaciones, aplicaciones o materiales peligrosos. Estas instrucciones de manejo no tienen por objeto enumerar todas las limitaciones de seguridad que pueden presentarse durante el uso. El usuario del aparato tiene responsabilidad de tomar las medidas suficientes para su seguridad y su salud, así como determinar las limitaciones de uso correspondientes antes de su utilización.

¡Rogamos lea este documento cuidadosamente!

1. Todo usuario debe haber leído estas instrucciones de manejo antes de utilizar el aparato y debe seguirlas.
2. Observar las advertencias de peligro y las reglas de seguridad generales, como por ejemplo utilizar vestimenta, protección de los ojos y guantes de protección.
Al trabajar con muestras infecciosas o peligrosas, deberán seguirse las normativas estándar de laboratorios y tomar las medidas pertinentes.
3. No hacer funcionar el aparato en atmósfera con peligro de explosión.
4. Usar el aparato sólo para verificar la estanqueidad de pipetas que funcionan según el principio de cojín de aire. Observe las excepciones de uso (véase página 101). En caso de duda, diríjase sin falta al fabricante o al distribuidor.
5. Trabajar siempre de tal manera que no corran peligro ni el operador ni otras personas.
6. En caso de ensayo de pipetas de colchón de aire con punta colocada, emplee exclusivamente puntas no usadas.
7. No emplear nunca la fuerza.
8. Utilizar sólo accesorios y recambios originales. No efectúe ninguna modificación técnica.
9. Las reparaciones de este aparato deben efectuarse únicamente por personal especializado autorizado.
10. Antes de cada uso, comprobar el estado correcto de aparato. En el caso de que se produzcan averías en el aparato, inmediatamente dejar el ensayo y seguir las instrucciones del capítulo '¿Qué hacer en caso de avería?' (véase pág. 127). En caso necesario dirigirse al fabricante.
11. Se debe utilizar el el equipo de red únicamente con este aparato y protegerlo contra humedad.

¡Advertencia!

La manipulación inadecuada del aparato (cortacircuito, destrucción mecánica, sobrecalentamiento etc.) puede causar la explosión en el caso más desfavorable.

El aparato verificador de estanqueidad de BRAND es un manómetro diferencial para hallar la tasa de fugas de pipetas de cojín de aire. La localización de la fuga se efectúa mediante verificaciones estáticas y dinámicas. Es preferible el ensayo dinámico.

Las verificaciones pueden hacerse con punta (para verificar la interfaz aparato/punta y el sistema completo) y sin punta (para verificar el aparato). La tasa de fugas tiene relación directa con la pérdida de volumen de una pipeta.

La tasa de fugas Q_L es una medida de la cantidad de sustancia (masa) que fluye por una fuga por unidad de tiempo.

La tasa de fugas es el cociente entre el valor pV de un gas y el tiempo durante el cual fluye el gas por la fuga. El valor pV es el producto de la presión y el volumen de una determinada cantidad de un gas a una cierta temperatura. Para los gases ideales, el valor pV para una cierta temperatura corresponde a una cantidad de sustancia o la masa del gas. La tasa de fugas es función del tipo de gas, la presión absoluta, la diferencia de presiones y la temperatura.

Una unidad adecuada para la tasa de fugas Q_L para el ensayo de pipetas es hPa ml/s. Una tasa de fugas de 1 hPa ml/s para una presión de aire de 1000 hPa significa una pérdida de volumen de 1 μ l/s.

Nota:

Un aparato verificador de estanqueidad no puede reemplazarla calibración gravimétrica dentro del control de aparatos de ensayo. El aparato debe servir para asegurar las fases entre las calibraciones mediante controles diarios de las pipetas.

Limitaciones de empleo

El aparato sirve para un ensayo rápido y sencillo de la estanqueidad de pipetas basadas en el principio de cojín de aire dentro de los siguientes límites:

- Temperatura de uso entre 15 °C y 35 °C
- Humedad relativa del aire: máx. 80%
- Altura de uso: hasta 2000 m sobre el nivel del mar
- Temperatura de almacenamiento entre 0 °C a 50 °C

Importante!

Al cambiar de lugar el aparato y llevarlo a un nuevo ambiente o incluso durante el transporte, los fuertes cambios de temperatura y humedad pueden influir en las mediciones.

Para evitar avisos de error, deje que la PLT unit se aclimate dentro de la sala de ensayos 2 horas antes de usarla.

Marcado CE

Con este distintivo certificamos que este producto cumple con las exigencias fijadas e las directivas de la CE, y que ha sido sometido a los ensayos fijados.

Excepciones de uso

El usuario debe verificar por sí mismo la aptitud del aparato para el uso que se le desea dar.

¡No use el aparato para aspirar líquidos! Evite vapores agresivos (peligro de corrosión). ¡En caso de requerir más información al respecto, consúltenos!

Por ningún motivo evacue recipientes huecos que no hayan sido especificados para usar en vacío; de lo contrario, estos recipientes podrían estallar.

Especificaciones del equipo de red

PLT unit:

Entrada: DC 6,5 V= 800 mA

Equipo de red:

Entrada: AC 100 V - 240 V, 50/60 Hz, 0,5 A

Salida: DC 6,5 V= 800 mA

Clase de protección: IP20

Elementos de manejo

Conforme a la ISO 8655, las pipetas que funcionan según el principio de cojín de aire deben verificarse regularmente.

PLT unit de BRAND asegura las fases entre los intervalos de calibración.



Parte posterior del aparato



Tecla Retroceder

La tecla Retroceder tiene una función distinta según se la presione por corto tiempo o por largo tiempo. Presionando la tecla un corto tiempo se retrocede desde un punto de un submenú al nivel superior inmediato dentro de la jerarquía del menú. Presionando la tecla por un tiempo mayor se retrocede directamente al menú de inicio 'listo'.

Perilla selectora

En muchos casos, tanto la tecla izquierda de inicio / confirmación y la perilla central pueden usarse, presionándolas, para confirmar una selección. A los fines de uniformidad, en estas instrucciones de manejo la confirmación se realiza con la tecla izquierda de inicio / confirmación.

Conectar el aparato

Contenido del embalaje

En el embalaje se encuentra la PLT unit, un adaptador para el ensayo de pipetas que funcionan según el principio del cojin de aire con punta (montada) y sin punta respectivamente, 2 tapones ciegos, 3 filtros de PE de repuesto para adaptadores de pipeta, un equipo de red, un certificado de calidad y estas instrucciones de manejo.

¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo se hace? ¿Qué tecla? ¿Qué indica la pantalla?

1. Conexión del equipo de red

¡Use solamente el equipo de red original!

El equipo de red y el enchufe de la fuente de alimentación del equipo deben ser de fácil acceso y deben poderse desconectar de la red en todo momento.

Conecte el equipo de red con el enchufe hembra situado en la cara posterior del aparato; no presione ninguna tecla del aparato.



Después de haber conectado el equipo de red aparecerá en el display el número de versión del software, la fecha de creación y el logo de BRAND.

Después de 3 segundos, en el display se visualizará, durante la primera puesta en servicio, la leyenda 'Language'.




2. Seleccionar lengua

Seleccione el idioma girando la perilla selectora.



3. Confirmación de la lengua

Presione la tecla de confirmación izquierda. Aparecerá el menú 'Configuración' en la lengua seleccionado.

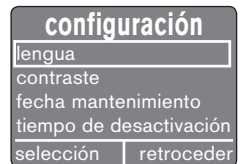






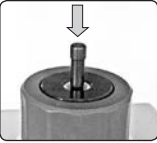
Nota:

Tras la puesta en servicio, usted podrá o bien realizar una autocomprobación (página 104) o bien comenzar directamente con el ensayo de pipetas (página 108)

Ejecutar autocomprobación

La autocomprobación sirve para determinar posibles faltas de estanqueidad en la PLT unit BRAND. Se dispone de dos verificaciones diferentes. El test rápido dura sólo unos 2 minutos y se debe efectuar diariamente. El test completo dura aproximadamente 12 minutos. Éste incluye la examinación adicional y diferenciada de los tanques internos y se lo debe efectuar semanalmente.

Test rápido

- | ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo se hace? | ¿Qué tecla? | ¿Qué indica la pantalla? |
|---|--|---|
| 1. Acceder al menú principal | Presionando o girando la perilla selectora se activa el ' menú principal '. | 
menú principal
tipo pipeta
autocomprobación
apagar instrumento
configuración...
selección retroceder |
| 2. Seleccionar la autocomprobación | Girando la perilla selectora seleccione ' autocomprobación '. | 
menú principal
tipo pipeta
autocomprobación
apagar instrumento
configuración...
selección retroceder |
| 3. Confirmación de la autocomprobación | Presione la tecla de confirmación. Se activará el submenú ' autocomprobación '. El último test ejecutado aparecerá enmarcado. | 
autocomprobación
test rápido
test completo
selección retroceder |
| 4. Selección del test rápido | Girando la perilla selectora seleccione ' test rápido '. | 
autocomprobación
test rápido
test completo
selección retroceder |
| 5. Confirmación del test rápido | Presione la tecla de inicio/confirmación. Se activará el ' menú de inicio '. | 
autocomprobación
introducir tampón ciego por favor
iniciar retroceder |
| 6. Cerrar del sistema | Inserte a presión el tapón ciego incluido en el suministro en el adaptador (en caso de adaptadores multicanal, obturar los 4 canales). |  |

¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo se hace?

¿Qué tecla?


¿Qué indica la pantalla?

7. Inicio del test rápido

Presione la tecla de inicio / confirmación. Se verificarán uno tras otro los cinco componentes: el sensor, la bomba, las válvulas, el filtro y la cámara de medición. La barra del display muestra la evolución del test. Durante el test parpadea el indicador LED alternativamente en rojo y en verde.



autocomprobación

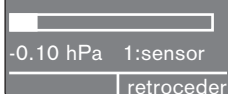

(El valor de presión es sólo a modo de ejemplo)

8. Ventilación del sistema

Tras realizar el test de componentes aparece en el display la instrucción de extraer del tapón ciego.

autocomprobación

remover el tapón ciego por favor
continuar | retroceder

Extraiga el tapón ciego y presione la tecla de confirmación. El sistema se ventila, el display muestra la presión actual dentro de la cámara de medición.




autocomprobación

-20.10 hPa
retroceder

(El valor de presión es sólo a modo de ejemplo)

9. Finalización de la autocombprobación

Después de haber ventilado el sistema, el display cambia automáticamente y muestra si se ha aprobado el test. En caso de error, el sistema interrumpe el proceso, se muestra un código de error (véase página 128) y se ventila el sistema.

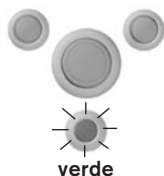

autocomprobación

Apto
reanudación | retroceder

Con la tecla de inicio / confirmación puede repetirse el test. La tecla Retroceder lleva directamente al menú principal.








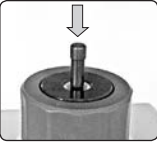
autocomprobación

error: 1XXX
véase manual
reanudación | retroceder

Ejecutar autocomprobación

La autocomprobación sirve para determinar posibles faltas de estanqueidad en la PLT unit BRAND. Se dispone de dos verificaciones diferentes. El test rápido dura sólo unos 2 minutos y se debe efectuar diariamente. El test completo dura aproximadamente 12 minutos. Éste incluye el ensayo adicional y diferenciada de los tanques internos y se lo debe efectuar semanalmente.

Test completo

¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo se hace?	¿Qué tecla?	¿Qué indica la pantalla?
1. Acceder al menú principal	Presionando o girando la perilla selectora se activa el ' menú principal '.	 menú principal tipo pipeta autocomprobación apagar instrumento configuración... selección retroceder
2. Configuración de la autocomprobación	Girando la perilla selectora seleccione ' autocomprobación '.	 menú principal tipo pipeta autocomprobación apagar instrumento configuración... selección retroceder
3. Confirmación de la autocomprobación	Presione la tecla de confirmación. Se activará el submenú ' autocomprobación '. El último test ejecutado aparecerá enmarcado.	 autocomprobación test rápido test completo selección retroceder
4. Selección del test completo	Girando la perilla selectora seleccione ' test completo '.	 autocomprobación test rápido test completo selección retroceder
5. Confirmación del test completo	Presione la tecla de inicio/confirmación. Se activará el ' menú de inicio '.	 autocomprobación introducir tampón ciego por favor iniciar retroceder
6. Cerrar del sistema	Inserte a presión en el adaptador el tapón ciego incluido en el suministro (en caso de adaptadores multicanal, obture los 4 canales).	


¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo se hace?

¿Qué tecla?

¿Qué indica la pantalla?

7. Inicio del test completo


Presione la tecla de inicio / confirmación.
Se verificarán uno tras otro los seis componentes: el sensor, la bomba, las válvulas, el filtro, la cámara de medición **y los tanques**. La barra del display muestra la evolución del test. Durante el test parpadea el indicador LED alternativamente en rojo y en verde.

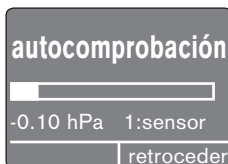


(El valor de presión es sólo a modo de ejemplo)

8. Ventilación del sistema

Tras realizar el test de componentes aparece en el display la instrucción de extraer del tapón ciego.

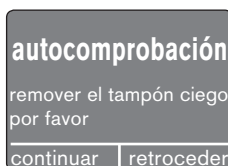





Extraiga el tapón ciego y presione la tecla de confirmación. El sistema se ventila, el display muestra la presión actual.

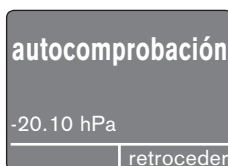

(El valor de presión es sólo a modo de ejemplo)

9. Finalización de la autocombprobación

Después de haber ventilado el sistema, el display cambia automáticamente y muestra si se ha aprobado el test. En caso de error, el sistema interrumpe el proceso, se muestra un código de error (véase página 128) y se ventila el sistema.

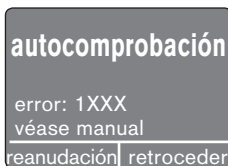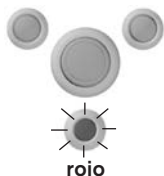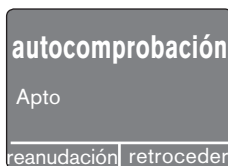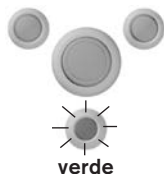

Con la tecla de inicio / confirmación puede repetirse el test. La tecla Retroceder lleva directamente al menú principal.

Preparación del ensayo

Antes de la examinación debe decidirse si debe realizarse un ensayo dinámico o uno estático.

¿Ensayo dinámico o estático?

Con el ensayo dinámico puede también determinarse, además de la detección de fugas estáticas, si un émbolo defectuoso (suciedad, raspaduras) ha causado una fuga.

Durante el tiempo de medición, la tecla de pipeteo debe presionarse a fondo de forma continua hacia abajo entre 2 y 3 veces. De esta forma, el movimiento de émbolo resultante permite detectar averías en el émbolo.

Para pipetas de 5 ml y 10 ml, el movimiento de la tecla debe hacerse de manera relativamente lenta.

En el ensayo dinámico de pipetas a motor, el émbolo debe situarse al comienzo en la posición más elevada y se lo debe volver a ese lugar antes del final.

En **el ensayo estático**, por el contrario, la tecla de pipeteo no es presionada durante el ensayo, o sea, el émbolo no se mueve. En las pipetas a motor puede posicionarse el émbolo en la posición más elevada o en el primer tope de elevación.

Por este motivo, no pueden detectarse aquí faltas de estanqueidad que aparezcan durante el movimiento del émbolo.

Recomendamos realizar el ensayo dinámico.

¿Ensayo con o sin punta de pipeta?

El ensayo puede hacerse con o sin punta de pipeta.

Recomendamos hacer el ensayo con una punta colocada no usada, a fin de verificar todo el sistema de pipeteado.

En caso de haber determinado una falta de estanqueidad, puede repetirse el ensayo sin punta, con el fin de averiguar si la falta de estanqueidad proviene de la zona de acoplamiento cono de asiento de pipeta / punta. Para hacer el ensayo sin punta se necesita cambiar el adaptador (véase página 110)

Sujete la pipeta durante el ensayo.



Ensayo de pipetas monocanal o multicanal

Selección del adaptador

Se dispone de 3 adaptadores en total

Adaptador 1: viene ya montado, para el ensayo de pipetas monocanal de hasta 10 ml con punta de pipeta colocada



Adaptador 2: incluido en el volumen de suministro, para el control de pipetas monocanal sin punta de pipeta



Adaptador 3: puede adquirirse por separado (opcional), para el control de pipetas multicanal con y sin puntas de pipeta; pueden verificarse simultáneamente 4 canales. El adaptador de 4 canales puede usarse para pipetas de 4, 8 y 12 canales.




Para determinar faltas de estanqueidad pueden obtenerse tres canales con tapones ciegos. Mediante un ensayo posterior de cada canal puede hallarse qué canal no es hermético.

En el control de pipetas multicanal, las puntas pueden permanecer colocadas dentro del adaptador después del ensayo al extraer el aparato. Extráigaslas luego fácilmente con la mano o déjelas colocadas para el próximo ensayo.

Importante!

El adaptador de silicona contiene en la cara inferior un filtro de PE para proteger el aparato contra humedad y la suciedad. Este puede cambiarse con facilidad.

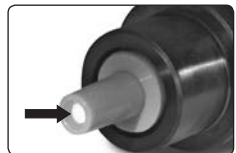



Preparación del ensayo

Cambio de adaptadores y filtros

1. Desenrosque la tuerca de racor del adaptador.
2. Extraiga el adaptador de la pipeta.
3. Si el filtro de PE está obstruido por humedad o suciedad, debe ser cambiado. En este caso, extraiga con cuidado el filtro de PE del extremo inferior del adaptador de silicona.
4. Coloque un filtro nuevo.
5. Inserte en la carcasa para adaptador el adaptador de pipeta elegido (en la figura, adaptador 2 para pipetas sin punta).
6. Enrosque con firmeza la tuerca racor.
7. Tras el cambio de adaptador haga el test rápido.




Nota:

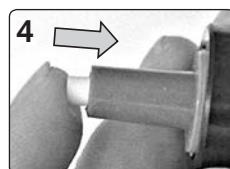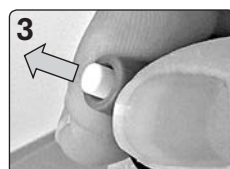El adaptador para 4 canales consta de un adaptador con tuerca racor incorporada. Se lo reemplaza por completo.



Ejemplo: 100 µl Pipeta de cojín de aire, ensayo dinámico

Antes del ensayo ajustar la pipeta al volumen nominal. Coloque una punta de pipeta nueva y sin usar. Inserte la pipeta con la punta dentro del anteriormente seleccionado adaptador 1 (véase página 110).

¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo se hace?		¿Qué tecla?	¿Qué indica la pantalla?
1. Activación del menú principal	Presionando o girando la perilla selectora se activa el 'menú principal'.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">menú principal</p> <p>tipo pipeta</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">autocomprobación</div> <p>apagar instrumento</p> <p>configuración...</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-top: 1px solid black; padding-top: 2px;"> selección retroceder </div> </div>
2. Selección del modelo de pipeta	Girando la perilla selectora seleccione 'tipo de pipeta'.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">menú principal</p> <p>tipo pipeta</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">autocomprobación</div> <p>apagar instrumento</p> <p>configuración...</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-top: 1px solid black; padding-top: 2px;"> selección retroceder </div> </div>
3. Confirmación del tipo de pipeta	Presione la tecla de confirmación. Se activará el submenú 'canales'.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">canales</p> <p>monocanal</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">multicanal</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-top: 1px solid black; padding-top: 2px;"> selección retroceder </div> </div>
4. Selección de la pipeta monocanal	Girando la perilla selectora seleccione 'monocanal'.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">canales</p> <p>monocanal</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">multicanal</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-top: 1px solid black; padding-top: 2px;"> selección retroceder </div> </div>
5. Confirmación de la pipeta monocanal	Presione la tecla de confirmación. Se activará el menú 'volumen nominal'.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">volumen nominal</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">25 µl</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">50 µl</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">100 µl</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">200 µl</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-top: 1px solid black; padding-top: 2px;"> selección retroceder </div> </div>
6. Selección del volumen de la pipeta	Seleccione el volumen girando la perilla selectora '100 µl'.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">volumen nominal</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">25 µl</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">50 µl</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">100 µl</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">200 µl</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-top: 1px solid black; padding-top: 2px;"> selección retroceder </div> </div>

continúa en la siguiente página

Ensayo de pipetas monocanal (cont.)

¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo se hace?

¿Qué tecla?

¿Qué indica la pantalla?


7. Confirmación del volumen de la pipeta

Presione la tecla de inicio/confirmación. Se activará el submenú 'ensayo'.




8. Inicio del ensayo

Presione la tecla de inicio / confirmación. El ensayo se inicia, se regula la presión del examen (preparación...)

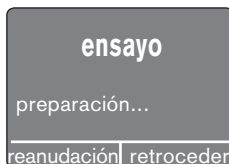

Presione la tecla de pipeteado de la pipeta 2-3 veces

Antes de que finalice el tiempo de preparación, la lámpara LED brilla una vez en rojo y una vez en verde, luego aparece la barra y el sistema comienza automáticamente la medición. Mientras tanto presione 2-3 veces la tecla de pipeteo de forma continua hacia abajo. Antes de finalizar la medición, el émbolo debe estar nuevamente en la posición inicial. El diagrama de barras muestra el tiempo restante y la baja presión actual alcanzada. El indicador LED parpadea en anaranjado.

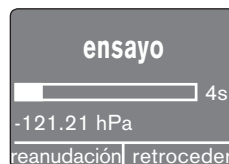

(El valor de presión es sólo un ejemplo)




anaranjado


9. Finalización del ensayo

Tras la finalización del ensayo, el display muestra la tasa de fugas hallada e indica si se ha aprobado el ensayo.


Con la tecla de inicio / confirmación puede repetirse el ensayo. Girando la perilla selectora se salta directamente al menú principal.

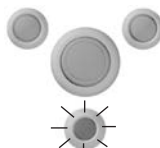


verde

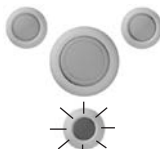

rojo

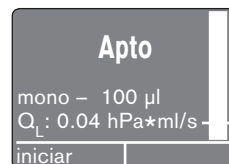

(La tasa de fugas es sólo un ejemplo)

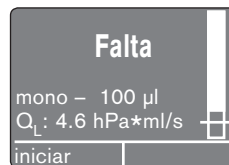


(La tasa de fugas es sólo un ejemplo)

Nota:

Con ayuda de la tabla de correlación de la página 125 puede hallarse aproximadamente el volumen faltante.

¿Qué significa la barra vertical en el display?

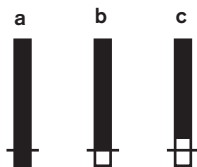

En la barra se encuentra una marca. Representa el valor límite. Este valor corresponde aproximadamente a $\frac{1}{4}$ de la tolerancia de volumen conforme a la ISO 8655-2.

- La barra ha sido completada en su totalidad hasta abajo: La pipeta es hermética.
- La barra ha sido completada desde arriba sólo hasta el sector de la marca de valor límite: Recomendamos realizar un ensayo gravimétrico.
- El llenado de la barra finaliza claramente por arriba de la marca de valor límite: La pipeta no es hermética. Debe hacerse un ensayo gravimétrico y, de ser necesario, la pipeta se debe enviar a reparación.

¿Qué hacer en caso de falta de estanqueidad?

Si el ensayo dinámico señala falta de estanqueidad, puede intentarse delimitar la causa con otras verificaciones:

- Realice a continuación un ensayo estático.

La tecla de pipeteo no se acciona, el émbolo no se mueve. Si la pipeta es ahora hermética, esto puede ser un indicio de daños en el émbolo.

- Realice el ensayo dinámico sin puntas.

Para ello debe usarse el adaptador 2. Si la pipeta es ahora hermética, probablemente sean inapropiadas las puntas empleadas.

¿Qué significan las letras detrás de algunos volúmenes?

Las letras adicionales detrás de determinados volúmenes en la selección de volumen significan:

y = yellow (aparato con punta amarilla)

c = punta cristal

n = punta nano-cap

soft = en el ensayo de pipetas de 5 ml y 10 ml puede suceder que el émbolo no ya pueda retroceder del todo hacia arriba en el ensayo dinámico, sino que, debido a la baja presión y fricción, quede suspendido dentro del aparato. En este caso, seleccione el modo de ensayo '5 ml soft' o '10 ml soft'.

Indicación sobre el tiempo de ensayo

En el primer ensayo después de conectar del aparato debe evacuarse un volumen relativamente grande y a continuación se debe dar tiempo al aparato para que se establezca (relajación). Alternar constantemente entre modelos grandes y pequeños de pipeta aumenta los tiempos de ensayo, ya que la presión de medición debe volver a ajustarse constantemente.

El tiempo de medición en pipetas de hasta 1000 μ l es normalmente de 5 s, en los aparatos de 10 ml alcanza los 20 s.

Ensayo de pipetas multicanal

Ejemplo: Pipeta de cojín de aire de 8 canales y 200 µl, ensayo dinámico

Antes del ensayo ajustar la pipeta al volumen nominal. Coloque puntas de pipeta nuevas y sin usar. Inserte las puntas dentro del anteriormente seleccionado adaptador 3 (véase página 110).

¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo se hace?

¿Qué tecla?

¿Qué indica la pantalla?

1. Acceder al menú principal

Presionando o girando la perilla selectora se activa el 'menú principal'.



menú principal

tipo pipeta
autocomprobación
apagar instrumento
configuración...
selección retroceder

2. Selección del tipo de pipeta

Girando la perilla selectora seleccione 'tipo pipeta'.



menú principal

tipo pipeta
autocomprobación
apagar instrumento
configuración...
selección retroceder

3. Confirmación del tipo de pipeta

Presione la tecla de confirmación. Se activará el submenú 'canales'.



canales

monocanal
multicanal
selección retroceder

4. Selección de una pipeta multicanal

Girando la perilla selectora seleccione 'multicanal'.



canales

monocanal
multicanal
selección retroceder

5. Confirmación de la pipeta multicanal

Presione la tecla de confirmación. Se activará el menú 'volumen nominal'.



volumen nominal

50 µl
100 µl
200 µl
250 µl
selección retroceder

6. Selección del volumen de la pipeta

Seleccione '200 µl' girando la perilla selectora.



volumen nominal

50 µl
100 µl
200 µl
250 µl
selección retroceder

¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo se hace?

¿Qué tecla?

¿Qué indica la pantalla?


7. Confirmación del volumen de la pipeta

Presione la tecla de inicio / confirmación. Se activará el submenú 'iniciar'.




8. Inicio del ensayo

Presione la tecla de inicio / confirmación. El ensayo se inicia, se regula la presión de ensayo (preparación...)

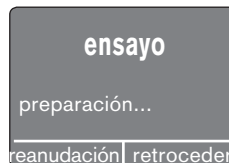

Presione la tecla de pipeteado de la pipeta 2-3 veces

Antes de que finalice el tiempo de preparación, la lámpara LED brilla una vez en rojo y una vez en verde, luego aparece la barra y el sistema comienza automáticamente la medición. Mientras tanto presione 2-3 veces la tecla de pipeteado de forma continua hacia abajo. Antes de finalizar la medición, el émbolo debe estar nuevamente en la posición inicial. El diagrama de barras muestra el tiempo restante y la baja presión actual alcanzada. El indicador LED parpadea en anaranjado.

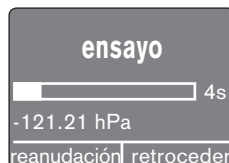

(El valor de presión es un ejemplo)





9. Finalización del ensayo



Tras la finalización del control, el display muestra la tasa de fugas hallada e indica si se ha aprobado el ensayo.

Con la tecla de inicio / confirmación se puede repetir el ensayo o se la puede continuar con los siguientes 4 canales.

Girando la perilla selectora se va directamente al menú principal.

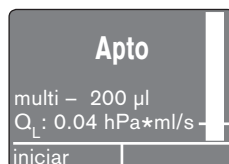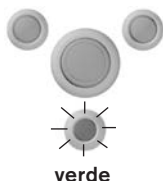

(La tasa de fugas es sólo un ejemplo)

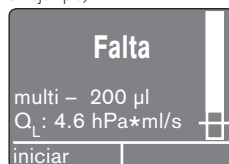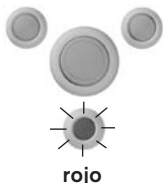

(La tasa de fugas es sólo un ejemplo)

Nota:


Con ayuda de la tabla de correlación de la página 125 puede hallarse aproximadamente el volumen faltante.

Ensayo de pipetas multicanal

¿Qué significa la barra vertical en el display?

En la barra se encuentra una marca. Representa el valor límite. Este valor corresponde aproximadamente a $\frac{1}{4}$ de la tolerancia de volumen.

- La barra ha sido completada en su totalidad hasta abajo: La pipeta es hermética.
- La barra ha sido completada desde arriba sólo hasta el sector de la marca de valor límite: Recomendamos realizar un ensayo gravimétrico.
- El llenado de la barra finaliza claramente por arriba de la marca de valor límite: La pipeta no es hermética. Debe hacerse un ensayo gravimétrico y, de ser necesario, la pipeta se debe enviar a reparación.

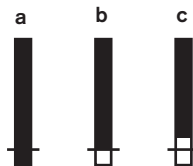

¿Qué hacer en caso de falta de estanqueidad?

Si el ensayo dinámico señala falta de estanqueidad, puede intentarse delimitar la causa con otras verificaciones:

- Realice a continuación un ensayo estático.
La tecla de pipeteo no se acciona, el émbolo no se mueve. Si la pipeta es ahora hermética, esto puede ser un indicio de daños en el émbolo.
- Realice el ensayo dinámico sin puntas.
Para ello debe usarse el adaptador 3. Si la pipeta es ahora hermética, probablemente sean inapropiadas las puntas empleadas.
- Obturación de 3 canales con tapones ciegos incluidos en el suministro y prueba de diferentes canales para localizar la fuga. Seleccione para eso el modelo de pipeta 'Monocanal'

Indicación sobre el tiempo de ensayo

En el primer ensayo después de conectar del aparato debe evacuarse un volumen relativamente grande y a continuación se debe dar tiempo al aparato para que se estabilice (relajación). Alternar constantemente entre modelos grandes y pequeños de pipeta aumenta los tiempos de ensayo, ya que la presión de medición debe volver a ajustarse constantemente.

El tiempo de medición en pipetas de hasta 500 μl es normalmente de 5 s, en los aparatos de 1250 μl alcanza los 10 s.

Desconectar el aparato

Independientemente del tiempo de desconexión automático fijado (véase página 89), la PLT unit puede apagarse en cualquier momento de forma activa.

¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo se hace?

¿Qué tecla?

¿Qué indica la pantalla?

1. Acceder al menú principal

Presionando la perilla selectora se activa el '**menú principal**'.



menú principal

tipo pipeta
autocomprobación
apagar instrumento
configuración...
selección | retroceder

2. Selección 'apagar instrumento'

Girando la perilla selectora seleccione '**apagar instrumento**'.



menú principal

tipo pipeta
autocomprobación
apagar instrumento
configuración...
selección | retroceder

3. Desconectar el aparato

Presionando la tecla de confirmación izquierda se apaga el aparato.



Reconexión del aparato

Presionando una tecla cualquiera se vuelve a encender el aparato. Aparece primero por unos segundos el display con la fecha de mantenimiento fijada.



fecha mantenimiento

1-Abr-2016

Después pasa automáticamente a mostrar la leyenda '**listo**' con la última pipeta verificada.

listo

multi – 200 µl

iniciar

En el submenú 'Configuración' pueden seleccionarse las siguientes opciones: idioma, contraste, fecha de mantenimiento, tiempo de desactivación, unidad de presión y ajuste de fábrica.


¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo se hace?

¿Qué tecla?

¿Qué indica la pantalla?


1. Dentro del menú principal, seleccione 'configuración'

Presionando la perilla selector, active el '**menú principal**' y girándola, seleccione '**configuración**'.

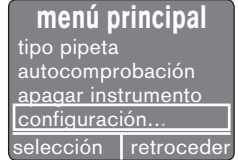


2. Confirmación de la configuración

Presione la tecla de confirmación. Se activará el submenú '**configuración**'.

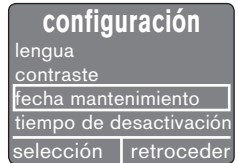


3. Selección del menú de lenguas

Girando la perilla selector seleccione '**lengua**'.

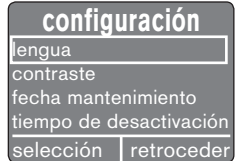

4. Activación del menú de lenguas


Presione la tecla de confirmación. Se activará el menú '**lengua**'. Seleccione el idioma girando la perilla selector.

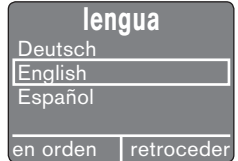

5. Confirmación de las lenguas

Presione la tecla de confirmación. Aparecerá el menú 'Configuración' en el idioma seleccionado.

La tecla Retroceder lleva al menú principal.

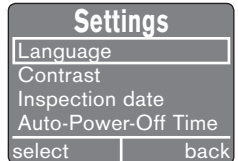

La intensidad del color del indicador puede modificarse de manera interactiva.

¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo se hace?

¿Qué tecla?

¿Qué indica la pantalla?

1. Dentro del menú principal, seleccione 'configuración'

Presionando la perilla selector, active el '**menú principal**' y girándola, seleccione '**configuración**'.



menú principal

tipo pipeta
autocomprobación
apagar instrumento
configuración...
selección | retroceder

2. Confirmación de la configuración

Presione la tecla de confirmación. Se activará el submenú '**configuración**'.



configuración

lengua
contraste
fecha mantenimiento
tiempo de desactivación
selección | retroceder

3. Selección del contraste

Girando la perilla selector seleccione '**contraste**'.



configuración

lengua
contraste
fecha mantenimiento
tiempo de desactivación
selección | retroceder

4. Activación de contraste

Presione la tecla de confirmación. Se activará el menú '**contraste**'.




contraste

50
en orden | retroceder

5. Ajuste del contraste

Girando la perilla selector seleccione '**10**' hasta '**100**'.

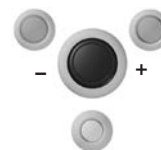

contraste

76
en orden | retroceder

6. Confirmación del contraste

Presione la tecla de confirmación. Vuelve a aparecer el menú '**configuración**'.

La tecla Retroceder lleva al menú principal.



configuración

lengua
contraste
fecha mantenimiento
tiempo de desactivación
selección | retroceder

Determinar la fecha de mantenimiento

La fecha en la que la PLT unit debe ser enviada para su control a BRAND o a un taller de reparaciones autorizado puede determinarse individualmente. La fecha se mostrará en cada conexión.

¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo se hace?

¿Qué tecla?

¿Qué indica la pantalla?

1. Dentro del menú principal, selección 'Configuración'

Presionando la perilla selector, active el 'menú principal' y girándola, seleccione 'configuración'.



menú principal
tipo pipeta
autocomprobación
apagar instrumento
configuración...
selección | retroceder

2. Confirmación de la configuración

Presione la tecla de confirmación. Se activará el submenú 'configuración'.



configuración
lengua
contraste
fecha mantenimiento
tiempo de desactivación
selección | retroceder

3. Selección de la fecha de mantenimiento

Girando la perilla selector seleccione 'fecha mantenimiento'.



configuración
lengua
contraste
fecha mantenimiento
tiempo de desactivación
selección | retroceder

4. Activación de la fecha de mantenimiento

Presione la tecla de confirmación. Aparecerá la última fecha de mantenimiento fijada.




fecha mantenimiento
1 - Abr - 2016
en orden | retroceder

5. Ajuste de la fecha de mantenimiento

Presionando la perilla selector cambia el marco de selección siguiendo el orden año-mes-día. (Presionando en la fecha se vuelve a 'Configuración').

Girando la perilla selector se modifica la posición enmarcada.

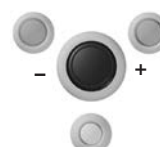

fecha mantenimiento
1 - Abr - 2017
en orden | retroceder

6. Confirmación de la fecha de mantenimiento

Presione la tecla de confirmación. El display vuelve automáticamente al menú 'Configuración'.

La tecla Retroceder lleva al menú principal.



configuración
lengua
contraste
fecha mantenimiento
tiempo de desactivación
selección | retroceder

El tiempo de desactivación (Auto-Power-Off) de PLT unit puede ajustarse individualmente con precisión de un minuto desde 'off' hasta 30 min.

¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo se hace?

¿Qué tecla?

¿Qué indica la pantalla?

1. Dentro del menú principal, seleccione 'Configuración'

Presionando o girando la perilla selectora, active el 'menú principal' y girándola, seleccione 'configuración'.



menú principal

tipo pipeta
autocomprobación
apagar instrumento

configuración...

selección | retroceder

2. Confirmación de la configuración

Presionando la tecla de confirmación se activa el submenú 'configuración'.



configuración

lengua
contraste

fecha mantenimiento

tiempo de desactivación

selección | retroceder

3. Selección del tiempo de desactivación

Girando la perilla selectora seleccione 'tiempo de desactivación'.



configuración

contraste

fecha mantenimiento

tiempo de desactivación

unidad de presión

selección | retroceder

4. Acceder al tiempo de desactivación

Presione la tecla de confirmación. Aparecerá el último tiempo de desactivación fijado.




tiempo de desactivación

3 min

en orden | retroceder

5. Ajuste del tiempo de desactivación

Gire la perilla selectora. El tiempo de desactivación puede fijarse desde 'off' hasta **30 min**.

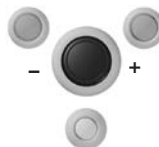

tiempo de desactivación

15 min

en orden | retroceder

6. Confirmación del tiempo de desactivación

Presione la tecla de confirmación. El display vuelve automáticamente al menú 'configuración'.

La tecla Retroceder lleva al menú principal.



configuración

contraste

fecha mantenimiento

tiempo de desactivación

unidad de presión

selección | retroceder

¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo se hace?

¿Qué tecla?

¿Qué indica la pantalla?

1. Dentro del menú principal, seleccione 'configuración'

Presionando o girando la perilla selector, active el 'menú principal' y girándola, seleccione 'configuración'.



menú principal
tipo pipeta
autocomprobación
apagar instrumento
configuración...
selección | retroceder

2. Confirmación de la configuración

Presione la tecla de confirmación. Se activará el submenú 'configuración'.



configuración
contraste
fecha mantenimiento
tiempo de desactivación
unidad de presión
selección | retroceder

3. Selección de la unidad de presión

Girando la perilla selector seleccione 'unidad de presión'.



configuración
fecha mantenimiento
tiempo de desactivación
unidad de presión
ajuste de fábrica
selección | retroceder

4. Acceder a la unidad de presión

Presione la tecla de confirmación izquierda. Aparece la unidad de presión fijada momentáneamente.



unidad de presión
hPa
en orden | retroceder

5. Ajuste de la unidad de presión

Girando la perilla selector puede seleccionarse como unidad de presión **hPa**, **mbar** o **Torr**.



unidad de presión
mbar
en orden | retroceder

6. Confirmación de la unidad de presión

Presione la tecla de confirmación. El display vuelve automáticamente al menú 'Configuración'.

La tecla Retroceder lleva al menú principal.



configuración
fecha mantenimiento
tiempo de desactivación
unidad de presión
ajuste de fábrica
selección | retroceder

¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo se hace?

¿Qué tecla?

¿Qué indica la pantalla?

1. Dentro del menú principal, seleccione 'configuración'

Presionando la perilla selector, active el 'menú principal' y girándola, seleccione 'configuración'.



menú principal

tipo pipeta
autocomprobación
apagar instrumento
configuración...
selección | retroceder

2. Confirmación de la configuración

Presione la tecla de confirmación. Se activará el submenú 'configuración'.



configuración

fecha mantenimiento
tiempo de desactivación
unidad de presión
ajuste de fábrica
selección | retroceder

3. Selección de la configuración de fábrica

Girando la perilla selector seleccione 'configuración de fábrica'.



configuración

fecha mantenimiento
tiempo de desactivación
unidad de presión
ajuste de fábrica
selección | retroceder

4. Acceder a la configuración de fábrica

Presione la tecla de confirmación. Aparece el pedido de confirmación.



ajuste de fábrica

confirmar por favor!
en orden | retroceder

5. Confirmación de la configuración de fábrica

Presione la tecla de confirmación. El display pasa a selección de idioma, opción inglés.



Language

Deutsch
English
Espanol
o.k.

Tras haber hecho la selección y haber confirmado el idioma, el display vuelve automáticamente al menú 'Configuración'.

La tecla Retroceder lleva al menú principal.



configuración


fecha mantenimiento
tiempo de desactivación
unidad de presión
ajuste de fábrica
selección | retroceder

Actualización de firmware

Para el caso de actualización de firmware, por ejemplo, debido a la incorporación de otros modelos de pipeta (volúmenes nuevos), BRAND lo pone a su disposición en un CD. Los usuarios registrados reciben automáticamente la información. Los usuarios no registrados reciben la actualización por pedido.

Instalación

1. Inserte el CD ROM en la unidad de disco (identificada aquí como unidad de disco "D").
2. Haga un clic en "Inicio" dentro del escritorio y, para instalar la actualización de firmware, tras cliquer en "Ejecutar", ingrese "D:\setup.exe".
3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

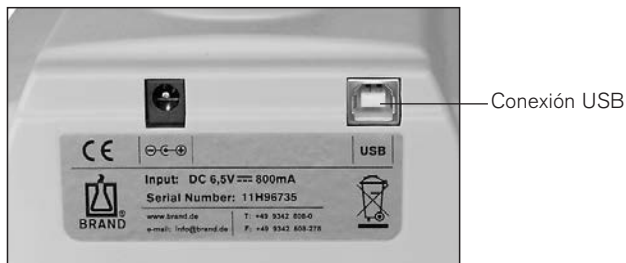

Relación Q_L vs. pérdida de volumen (aprox.)

En caso de fuga de un determinado tamaño, la pérdida de volumen de la pipeta durante el pipeteado depende de diversos factores: por ejemplo, de la abertura de la punta, así que este puede variar significativamente.

(Tolerancia de la tasa de fugas medida: $\pm 20\%$)

pipeta verificada		Tasa de fugas Q_L	Perdida de volumen en pipeta (aprox.)
Canales	Volumen nominal	[hPa*ml/s]	[μ l]
1 canal	1 μ l	4	0,05
1 canal	2 μ l	4	0,09
1 canal	2,5 μ l	6	0,13
1 canal	5 μ l y	12	0,1
1 canal	5 μ l	4	0,1
1 canal	10 μ l y	4	0,1
1 canal	10 μ l c/n	3	0,1
1 canal	20 μ l y	19	0,2
1 canal	20 μ l c	6	0,2
1 canal	25 μ l	16	0,5
1 canal	50 μ l	10	0,5
1 canal	100 μ l	14	0,8
1 canal	200 μ l	13	2
1 canal	250 μ l	13	4
1 canal	300 μ l	12	4
1 canal	500 μ l	10	4
1 canal	1000 μ l	12	8
1 canal	1250 μ l	26	16
1 canal	1500 μ l	36	16
1 canal	2000 μ l	40	16
1 canal	2500 μ l	66	40
1 canal	5 ml	52	40
1 canal	5 ml soft	21	41
1 canal	10 ml	39	60
1 canal	10 ml soft	20	61
4 canal	1 μ l	18	0,1
4 canal	2 μ l	19	0,2
4 canal	2,5 μ l	29	0,2
4 canal	5 μ l	22	0,2
4 canal	10 μ l	8	0,2
4 canal	20 μ l	10	0,4
4 canal	25 μ l	21	1
4 canal	50 μ l	13	1
4 canal	100 μ l	13	2
4 canal	200 μ l	14	3
4 canal	250 μ l	44	8
4 canal	300 μ l	47	8
4 canal	500 μ l	29	8
4 canal	1000 μ l	25	16
4 canal	1250 μ l	25	16

PLT unit (Pipet Leak Testing Unit)

incluye cada una un adaptador para el control de pipetas de cojín de aire con punta (montada) y sin punta, 2 tapones ciegos, 3 filtros de PE de repuesto para adaptador de pipeta, una fuente de alimentación universal, un certificado de calidad.

ref. 7039 70



Adaptador de pipeta para ensayo con punta

para pipetas monocanal, incluyendo 1 tapón ciego.

ref. 7039 75



Adaptador de pipeta para ensayo sin punta

para pipetas monocanal, incluyendo 1 tapón ciego.

ref. 7039 76



Adaptador de pipeta de 4 canales

para ensayo de pipetas multicanal con y sin punta, incluyendo 4 tapones ciegos.

ref. 7039 77



Filtros para adaptador de pipeta

PE, paquete de 10 unidades.

ref. 7039 78



Red de alimentación universal

Entrada: CA 100 V - 240 V, 50/60 Hz
Salida: CC 6,5 V, 800 mA

ref. 7039 79



Errores en el ensayo de pipetas

Avería	Indicación de avería	Causa posible	¿Qué hacer?
Interrupción del ensayo	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #f0f0f0;"> <p style="text-align: center;">error</p> <p>test interrumpido: índice de fuga no medible!</p> <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="text-align: right; margin-right: 5px;">retroceder</p> </div>	No hay pipeta dentro del adaptador o bien no está insertada con firmeza suficiente	Inserte la pipeta con la firmeza necesaria.
		La pipeta verificada no carece por completo de estanqueidad.	Pipeta defectuosa, no puede verificarse con este aparato de control. Envíe la pipeta a reparación.
		La punta no aísla en el vástago	Coloque otra punta. Inspeccione si el vástago está dañado.
		Tipo de pipeta falso ajustado	Elige el tipo de pipeta adecuado en el menú.
		Adaptador de pipeta no hermético	Inspeccione si no hay pelusa o desgaste en el adaptador o humedad en el filtro. Limpie el adaptador y cambie el filtro. Ejecute autocomprobación.
		El adaptador de la pipeta está asentado sin firmeza	Apriete con firmeza la tuerca racor. Ejecute autocomprobación.
		Humedad en lugar de medición, filtro del adaptador obstruido	Cambie el filtro del adaptador, realice autocomprobación. (Test rápido)
		en pipetas de 5 ml y 10 ml: Presión de medición demasiado alta para el muelle del émbolo. Al evacuar, el émbolo es empujado hacia abajo.	Establezca como modelo de pipeta '5ml soft' o '10 ml soft'.
Tasa de fugas medida ininteligible		Humedad o falta de estanqueidad en la PLT unit	Ejecute autocomprobación (test completo).
La PLT unit no reacciona en absoluto o se comporta de manera inusual		Error de software, avería eléctrica	Saque todos los cables del aparato. Vuelva a enchufar el cable de la red después de unos 5 segundos.

Nota: Si no se han podido eliminar los errores después de la medida recomendada, envíe el aparato a reparación.

¿Qué hacer en caso de avería?

Error durante la autocomprobación

autocomprobación

Indicación de avería

error: 1XXX
véase manual

reanudación | retroceder

Número de la falla	Causa	¿Qué hacer?
1000 1010	Sensor de presión defectuoso	Envíe el aparato a reparación.
1020	La bomba funciona sin parar	Envíe el aparato a reparación.
1040 1050	La evacuación dura demasiado tiempo	Verifique si el tapón ciego está colocado con firmeza y si el adaptador está firmemente cerrado. De ser así, la bomba tiene un avería. Envíe el aparato a reparación.
1030 1060 1070 1080 1090	Válvula defectuosa	Envíe el aparato a reparación.
1020	La ventilación por el canal de ventilación dura demasiado tiempo	Envíe el aparato a reparación.
1150 1160	Falta de estanqueidad en el aparato	Inspeccione los tapones ciegos, el filtro del adaptador y cómo está asentado el adaptador y cambie en caso de necesidad. Repita la autocomprobación. En caso de no haber eliminado el error, envíe el aparato a reparación.
1170	La ventilación por el adaptador dura demasiado tiempo	Extraiga el tapón ciego en caso de que no se lo haya hecho. Si el filtro del adaptador está sucio, cambie el filtro.
1200	Error en el sistema electrónico	Envíe el aparato a reparación.

Envíos para reparación

Atención:

Transportar materiales peligrosos sin autorización está prohibido por la ley.

- Limpiar y descontaminar el aparato con cuidado.
- Devuelva el instrumento incluya generalmente una descripción exacta del tipo de avería y de los medios utilizados. En caso de no indicar los medios usados no se puede reparar el instrumento. En caso de no indicar los medios usados no se puede reparar el instrumento.
- Los gastos y riesgos de la devolución corren a cargo del remitente.

Fuera de los EE.UU. y Canadá:

- Rellenar la "Declaración sobre la ausencia de riesgos para la salud" y enviarla con el aparato al fabricante o al distribuidor. Pedir el formulario al proveedor o al fabricante, o se encuentran bajo www.brand.de para un download.

En los EE.UU. y Canadá:

- Haga el favor de dirigirse a BrandTech Scientific, Inc. para aclarar las condiciones de envío del aparato **antes** de enviarlo al servicio.
- Devuelva solamente los instrumentos limpiados y descontaminados con el Número de Autorización de Devolución marcado de forma bien visible en la parte exterior del paquete, enviándolo a la dirección indicada en la autorización antecedida.

Direcciones de contacto

BRAND GMBH + CO KG

Otto-Schott-Straße 25
97877 Wertheim (Germany)

Tel.: +49 9342 808-0
Fax: +49 9342 808-98000
E-Mail: info@brand.de
www.brand.de

EE.UU. y Canadá:

BrandTech® Scientific, Inc.
11 Bokum Road
Essex, CT 06426-1506 (USA)
Tel.: +1-860-767 2562
Fax: +1-860-767 2563
www.brandtech.com

India:

BRAND Scientific Equipment Pvt. Ltd.
303, 3rd Floor, 'C' Wing, Delphi
Hiranandani Business Park, Powai
Mumbai - 400 076 (India)
Tel.: +91 22 42957790
Fax: +91 22 42957791
E-Mail: info@brand.co.in
www.brand.co.in

China:

BRAND (Shanghai) Trading Co., Ltd.
Guangqi Culture Plaza
Room 506, Building B
No. 2899, Xietu Road
Shanghai 200030 (P.R. China)
Tel.: +86 21 6422 2318
Fax: +86 21 6422 2268
E-Mail: info@brand.cn.com
www.brand.cn.com

Garantía

No seremos responsables de las consecuencias derivadas del trato, manejo, mantenimiento, uso incorrecto o reparación no autorizada del aparato, ni de las consecuencias derivadas del desgaste normal, en especial de partes susceptibles de abrasión, tales como émbolos, juntas hermeticas, valvulas, ni de la rotura de partes de vidrio o del incumplimiento de las instrucciones de manejo. Tampoco seremos responsables de los daños provocados de acciones no descritas en las instrucciones de manejo o por el uso piezas de repuesto o componentes no originales.

EE.UU. y Canadá:

Encontrará informaciones sobre la garantía en el sitio www.brandtech.com.

Eliminación

El siguiente símbolo significa que al final de su vida útil, las pilas / acumuladores y aparatos electrónicos deben descartarse separadamente de los residuos domésticos (residuos municipales mezclados).

- Según la directiva UE 2002/96/CE del Consejo y Parlamento Europeo sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos del 27 enero 2003 es necesario eliminar los aparatos eléctricos conforme a las normas correspondientes de la eliminación de residuos nacional.



Salvo cambios técnicos, errores y errores de impresión.

